

MIKRO 200 / 200 R



**Inhalt des Dokuments / content of the document**

Gebrauchsanweisung (DE)

Operating instructions (EN)

Mode d'emploi (FR)

Istruzioni per l'uso (IT)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories



# Gebrauchsanweisung

MIKRO 200 / 200 R



Originalgebrauchsanweisung

©2022 - Alle Rechte vorbehalten  
Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 Tuttlingen/Deutschland

Telefon: +49 (0)7461/705-0

Telefax: +49 (0)7461/705-1125

E-Mail: [info@hettichlab.com](mailto:info@hettichlab.com), [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)

Internet: [www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zu diesem Dokument.</b>	<b>5</b>
1.1	Anwendung dieses Dokuments.	5
1.2	Gender-Hinweis.	5
1.3	Symbole und Kennzeichnungen in diesem Dokument.	5
<b>2</b>	<b>Sicherheit.</b>	<b>5</b>
2.1	Vorgesehene Zweckbestimmung.	5
2.2	Anforderungen an das Personal.	6
2.3	Verantwortung des Betreibers.	7
2.4	Sicherheitshinweise.	7
<b>3</b>	<b>Geräteübersicht.</b>	<b>9</b>
3.1	Technische Daten.	9
3.2	Europäische Registrierung.	12
3.3	Wichtige Schilder auf der Verpackung.	13
3.4	Wichtige Schilder am Gerät.	13
3.5	Bedien- und Anzeigeelemente.	14
3.5.1	Steuerung.	14
3.5.2	Anzeigeelemente.	15
3.5.3	Bedienelemente.	15
3.6	Originalersatzteile.	16
3.7	Lieferumfang.	16
3.8	Rücksendung.	16
<b>4</b>	<b>Transport und Lagerung.</b>	<b>16</b>
4.1	Transport- und Lagerbedingungen.	16
4.2	Transportsicherung befestigen.	17
<b>5</b>	<b>Inbetriebnahme.</b>	<b>18</b>
5.1	Auspacken der Zentrifuge.	18
5.2	Transportsicherung entfernen.	19
5.3	Aufstellen und Anschließen der Zentrifuge.	20
5.4	Zentrifuge ein- und ausschalten.	21
<b>6</b>	<b>Bedienung</b>	<b>22</b>
6.1	Deckel öffnen und schließen.	22
6.2	Rotor aus- und einbauen.	22
6.3	Beladen.	23
6.4	BIO-Sicherheitssystem öffnen und schließen.	25
6.4.1	Erläuterung.	25
6.4.2	Deckel mit Schraubverschluss ohne Bohrung.	25
6.5	Zentrifugation.	25
6.5.1	Zentrifugation im Dauerlauf.	25
6.5.2	Zentrifugation mit Zeitvorwahl.	26
6.5.3	Kurzzeitzentrifugation.	26
6.6	Schnellstopp-Funktion.	27

<b>7</b>	<b>Softwarebedienung</b> .....	<b>27</b>
7.1	Zentrifugationsparameter .....	27
7.1.1	Relative Zentrifugalbeschleunigung RCF .....	27
7.1.2	Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm <sup>3</sup> .....	27
7.2	Programmierung .....	28
7.2.1	Schreibschutz für Programme .....	28
7.2.2	Programm aufrufen oder laden .....	28
7.2.3	Programm eingeben oder ändern .....	28
7.3	Kühlung (bei Zentrifugen mit Kühlung) .....	29
7.3.1	Hinweise Kühlung .....	29
7.3.2	Standby-Kühlung .....	29
7.3.3	Vorkühlen des Rotors .....	29
7.4	Machine Menu .....	30
7.4.1	Systeminformationen abfragen .....	30
7.4.2	Betriebsstunden abfragen .....	31
7.4.3	Akustisches Signal .....	31
7.4.3.1	Allgemeines .....	31
7.4.3.2	Akustisches Signal einstellen .....	31
<b>8</b>	<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>31</b>
8.1	Übersichtstabelle .....	31
8.2	Hinweise zur Reinigung und Desinfektion .....	32
8.3	Reinigung .....	33
8.4	Desinfektion .....	33
8.5	Wartung .....	34
<b>9</b>	<b>Störungsbehebung</b> .....	<b>35</b>
9.1	Fehlerbeschreibung .....	35
9.2	NETZ-RESET durchführen .....	37
9.3	Notentriegelung .....	37
9.4	Netzeingangssicherung tauschen .....	37
<b>10</b>	<b>Entsorgung</b> .....	<b>38</b>
10.1	Allgemeine Hinweise .....	38
<b>11</b>	<b>Index</b> .....	<b>40</b>

## 1 Zu diesem Dokument

### 1.1 Anwendung dieses Dokuments

- Vor dem ersten Inbetriebnehmen des Geräts dieses Dokument vollständig und sorgfältig lesen.  
Gegebenenfalls weitere beiliegende Hinweisblätter beachten.
- Dieses Dokument ist teil des Geräts und ist gut erreichbar aufzubewahren.
- Dieses Dokument bei Weitergabe des Geräts an Dritte beifügen.
- Die aktuelle Version des Dokuments in den verfügbaren Sprachen ist auf der Internetseite des Herstellers zu finden: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Gender-Hinweis

Die verwendete maskuline oder feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechende Begriffe grundsätzlich für alle Geschlechter und beinhalten keine Wertung.

### 1.3 Symbole und Kennzeichnungen in diesem Dokument

#### Allgemeine Symbole

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in diesem Dokument folgende Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeichnung	Erläuterung
1.  2.  3.  ... 	Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen
	Ergebnisse von Handlungsschritten
	Verweise auf Abschnitte des Dokuments und auf mitgelieferte Unterlagen
 ...  ...	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge
[Taster]	Bedienelemente (zum Beispiel: Taster, Schalter)
„Anzeige“	Anzeigeelemente (zum Beispiel: Signalleuchten, Bildelemente)

## 2 Sicherheit

### 2.1 Vorgesehene Zweckbestimmung

#### Vorgesehene Zweckbestimmung

Bei der Zentrifuge **MIKRO 200 / 200 R** handelt es sich um ein In-vitro-Diagnostikum gemäß der Verordnung über In-Vitro-Diagnostika (EU) 2017/746. Das Gerät dient zum Zentrifugieren sowie zur Anreicherung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs für eine anschließende Weiterverarbeitung für diagnostische Zwecke. Der Anwender kann jeweils die veränderbaren physikalischen Parameter innerhalb der vom Gerät vorgegebenen Grenzen einstellen.

Die Zentrifuge darf nur von Fachpersonal in geschlossenen Laboratorien verwendet werden. Die Zentrifuge ist nur für den oben genannten Verwendungszweck bestimmt. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise aus der Gebrauchsanweisung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nicht.

### Nicht vorgesehene Zweckbestimmung

- Die Zentrifuge ist nicht für den Einsatz in explosionsfähiger, in radioaktiv, in biologisch oder chemisch kontaminierter Atmosphäre geeignet.
- Bei der Zentrifugation von gefährlichen Stoffen bzw. Stoffgemischen, die toxisch, radioaktiv oder mit pathogenen Mikroorganismen verseucht sind, sind durch den Benutzer geeignete Maßnahmen zu treffen. Der Hersteller empfiehlt grundsätzlich nur Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen für gefährliche Substanzen zu verwenden. Bei Materialien der Risikogruppe 3 und 4 verschließbare Zentrifugiergefäße mit Bio-Sicherheitssystem verwenden.
- Der Hersteller empfiehlt keine Zentrifugation mit brennbaren oder explosiven Materialien.
- Der Hersteller empfiehlt keine Zentrifugation mit Materialien, die chemisch mit hoher Energie miteinander reagieren.

### Vorhersehbare Fehlanwendung

Im Rahmen der Zweckbestimmung empfiehlt der Hersteller nur von ihm freigegebenes Zubehör verwenden.

Die Zentrifuge nur unter Aufsicht betreiben.

## 2.2 Anforderungen an das Personal

### Benötigte Qualifikationen

Der Benutzer hat die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und sich mit dem Gerät vertraut gemacht.



#### HINWEIS

#### Beschädigungen am Gerät durch unautorisiertes Personal

- Eingriffe und Veränderungen an Geräten durch unautorisierte Personen geschehen auf eigene Gefahr und führen zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche und Haftungsansprüche.

#### Geschulter Benutzer

Der Benutzer ist im Laborbereich ausgebildet oder geschult und in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

### Persönliche Schutzausrüstung

Fehlende oder ungeeignete persönliche Schutzausrüstung erhöht das Risiko von Gesundheitsschäden und Verletzungen.

- Nur persönliche Schutzausrüstung verwenden, die in ordnungsgemäßem Zustand ist.
- Nur persönliche Schutzausrüstung verwenden, die an die Person angepasst ist (zum Beispiel in der Größe).
- Hinweise auf weitere Schutzausrüstung bei spezifischen Tätigkeiten beachten.



## 2.3 Verantwortung des Betreibers



*Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts den Anweisungen in diesem Dokument folgen. Gebrauchsanweisung für späteres Nachschlagen aufbewahren.*

### Informationen bereitstellen

- Die Beachtung der Anweisungen in diesem Dokument hilft dabei:
  - Gefahrensituationen zu vermeiden.
  - Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu minimieren.
  - Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Geräts zu erhöhen.
- Für die Beachtung von betrieblichen Vorschriften, Normen und nationalen Gesetzen ist der Betreiber verantwortlich.
- Die Revision des Dokuments getrennt vom Dokument notieren und aufbewahren. Bei Verlust kann das Dokument in der korrekten Revision ersetzt werden.
- Die Gebrauchsanweisung am Einsatzort des Geräts verfügbar halten.
- Die Gebrauchsanweisung bei einem Verkauf des Geräts an den Käufer weitergeben.

### Personal unterweisen

Durch fehlende Kenntnisse bei Arbeiten mit dem Gerät können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Personal gemäß der Anweisung in seinen Aufgaben und in den damit verbundenen Risiken unterweisen.

## 2.4 Sicherheitshinweise



### **Meldungen von schwerwiegenden Ereignissen und meldepflichtigen Vorkommnissen**

*Bei schwerwiegenden Ereignissen oder meldepflichtigen Vorkommnissen mit dem Gerät oder dessen Zubehör, müssen diese dem Hersteller und gegebenenfalls der zuständigen Behörde in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.*



### **GEFAHR**

**Kontaminationsgefahr für den Anwender durch ungenügende Reinigung oder bei Nichtbeachten der Reinigungsvorschriften.**

- Reinigungsvorschriften beachten.
- Beim Reinigen des Geräts persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Laborordnung (zum Beispiel TRBAs, IfSG, Hygieneplan) für den Umgang mit biologischen Agentien beachten.

**GEFAHR**

**Brand- und Explosionsgefahr durch Gefahrenstoffe in Proben.**

- Einschlägige Vorschriften und Richtlinien für den Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen beachten.
- Keine aggressiven Chemikalien verwenden (zum Beispiel: gefährliche, korrosive Extraktionsmittel wie Chloroform, starke Säuren).

**WARNUNG**

**Gefahren durch ungenügend oder nicht rechtzeitig durchgeführte Wartung.**

- Wartungsintervalle befolgen.
- Gerät auf sichtbare Schäden oder Mängel prüfen. Bei sichtbaren Schäden oder Mängel das Gerät außer Betrieb nehmen und Servicetechniker informieren.

**! WARNUNG**

**Stromschlaggefahr durch Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.**

- Gerät vor Flüssigkeiten von außen schützen.
- Keine Flüssigkeiten in das Innere des Geräts schütten.
- Transport mit Originaltransportverpackung durchführen.

**! WARNUNG**

**Kontamination mit gefährlichen Stoffen und Stoffgemischen!**

Bei Stoffen und Stoffgemischen, die toxisch, radioaktiv und/oder mit pathogenen Mikroorganismen verseucht sind, folgende Maßnahmen beachten:

- Grundsätzlich nur Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen für gefährliche Substanzen verwenden.
- Bei Materialien der Risikogruppe 3 und 4 verschließbare Zentrifugiergefäße mit Bio-Sicherheitssystem verwenden.
- Ohne Verwendung eines Bio-Sicherheitssystems ist das Gerät im Sinne der Norm EN / IEC 61010-2-020 nicht mikrobiologisch dicht.
- Bei Bedarf den Hersteller kontaktieren.

**WARNUNG**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen am Gerät durch lockeren Rotor.**

- Bei der Montage des Rotors muss der Mitnehmer der Rotorwelle korrekt in der Nut des Rotors sitzen.
- Mutter zur Befestigung des Rotors handfest anziehen.
- Rotor auf festen Sitz prüfen.
- Wartungsintervalle befolgen.


**VORSICHT**
**Verletzungsgefahr durch drehenden Rotor**

Wird der Rotor manuell bewegt, können sich lange Haare und Kleidungsstücke am Rotor verfangen.

- Lange Haare zusammenbinden.
- Kleidungsstücke nicht in den Schleuderraum hängen lassen.


**HINWEIS**
**Beschädigungen der Elektronik des Geräts durch falsche Spannung oder Frequenz am Geräteschutzschalter.**

- Gerät mit korrekter Netzspannung und Netzfrequenz betreiben.  
Wert ist in den technischen Daten und auf dem Typenschild zu finden.


**HINWEIS**
**Beschädigungen am Gerät und der Proben durch vorzeitigen Programmabbruch.**

Ein vorzeitiger Programmabbruch entsteht durch einen Stromausfall, das Ausschalten während des Programmablaufs oder das Ziehen des Netzsteckers.

- Gerät während des Programmablaufs nicht ausschalten.
- Gerät während des Programmablaufs nicht notentriegeln.
- Während des Programmablaufs nicht den Netzstecker ziehen.

## 3 Geräteübersicht

### 3.1 Technische Daten

Hersteller	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Modell	MIKRO 200	
Typ	2400	2400-01
Netzspannung ( $\pm 10\%$ )	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Netzfrequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Anschlusswert	240 VA	270 VA
Stromaufnahme	1.2 A	2.7 A
max. Kapazität	30 x 2.0 ml	
max. zulässige Dichte	1.2 kg/dm <sup>3</sup>	
max. Drehzahl (RPM)	15000	

max. Beschleunigung (RCF)	21382		
max. Kinetische Energie	5800 Nm		
Prüfpflicht (DGUV Regeln 100-500) (gilt nur in Deutschland)	nein		
<b>Umgebungsbedingungen (EN / IEC 61010-1):</b>			
Aufstellungsort	nur in Innenräumen		
Höhe	bis zu 2000 m über Normal-Null		
Umgebungstemperatur	2 °C bis 40 °C		
Luftfeuchtigkeit	maximale relative Luftfeuchte 80 % für Temperaturen bis 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C.		
Überspannungskategorie (IEC 60364-4-443)	II		
Verschmutzungsgrad	2		
Geräteschutzklasse	I nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.		
<b>EMV:</b>			
Störaussendung, Störfestigkeit	EN / IEC 61326-1 Klasse B	FCC Class B	
Geräuschpegel (rotorabhängig)	≤58 dB(A)		
<b>Abmessungen:</b>			
Breite	275 mm		
Tiefe	344 mm		
Höhe	260 mm		
Gewicht	ca. 11.5 kg		
Hersteller	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Modell	MIKRO 200 R		
Typ	2405	2405-07	2405-01
Netzspannung (±10%)	200-240 V 1~	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Netzfrequenz	50 Hz	60 Hz	50-60 Hz

Anschlusswert	450 VA	2450 VA	630 VA
Stromaufnahme	1.9 A	2.0 A	5.0 A
Kältemittel	R134a		
max. Kapazität	30 x 2.0 ml		
max. zulässige Dichte	1.2 kg/dm <sup>3</sup>		
max. Drehzahl (RPM)	15000		
max. Beschleunigung (RCF)	21382		
max. Kinetische Energie	5800 Nm		
Prüfpflicht (DGUV Regeln 100-500) (gilt nur in Deutschland)	nein		
<b>Umgebungsbedingungen (EN / IEC 61010-1):</b>			
Aufstellungsort	nur in Innenräumen		
Höhe	bis zu 2000 m über Normal-Null		
Umgebungstemperatur	5 °C bis 35 °C		
Luftfeuchtigkeit	maximale relative Luftfeuchte 80 % für Temperaturen bis 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C.		
IP-Schutzklassen	IP 20		
Überspannungskategorie (IEC 60364-4-443)	II		
Verschmutzungsgrad	2		
Geräteschutzklasse	I nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.		
<b>EMV:</b>			
Störaussendung, Störfestigkeit	EN / IEC 61326-1, Klasse B		FCC Class B
Geräuschpegel (rotorabhängig)	≤53 dB(A)	≤54 dB(A)	
<b>Abmessungen:</b>			
Breite	281 mm		
Tiefe	553 mm		

Höhe	260 mm
Gewicht	ca. 28 kg

## Typenschild

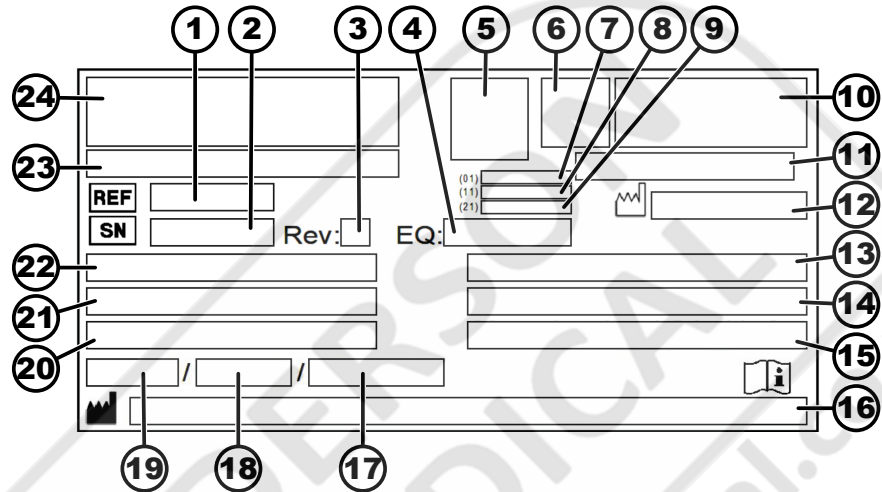


Abb. 1: Typenschild

- 1 Artikelnummer
- 2 Seriennummer
- 3 Revision
- 4 Equipmentnummer
- 5 Datamatrix Code
- 6 evtl. Kennzeichnung ob Medizinprodukt oder In-vitro-Diagnostikum
- 7 Global Trade Item Number (GTIN)
- 8 Herstellungsdatum
- 9 Seriennummer
- 10 evtl. EAC-Zeichen, CE-Zeichen
- 11 Herstellungsland
- 12 Herstellungsdatum
- 13 Netzfrequenz
- 14 Maximal Kinetische Energie
- 15 Maximal zulässige Dichte
- 16 Herstelleradresse
- 17 evtl. Druck Kühlmittelkreislauf
- 18 evtl. Füllmenge Kühlmittel
- 19 evtl. Typ Kühlmittel
- 20 Umdrehungen pro Minute
- 21 Leistungswerte
- 22 Netzspannung
- 23 evtl. Gerätebezeichnung
- 24 Herstellerlogo

## 3.2 Europäische Registrierung

Konformität des Geräts

Konformität des Geräts nach EU-Richtlinien.



Single Registration Number

SRN: DE-MF-000010680


## Basic-UDI-DI

Basic-UDI-DI	Gerätezuordnung
040506740100109K	MIKRO 200 / 200 R (In-vitro Diagnostikum)

### 3.3 Wichtige Schilder auf der Verpackung


**OBEN**


Dies ist die korrekte aufrechte Position der Versandverpackung für die Beförderung und/oder Lagerung.

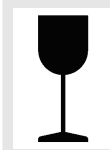
**ZERBRECHLICHES PACKGUT**


Der Inhalt der Versandverpackung ist zerbrechlich, deshalb muss sie mit Vorsicht gehandhabt werden.


**VOR NÄSSE SCHÜTZEN**

Die Versandverpackung muss von Regen ferngehalten werden und in trockener Umgebung gehalten werden.

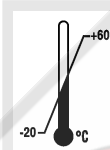
**TEMPERATURBEGRENZUNG**

Die Versandverpackung muss innerhalb des angezeigten Temperaturbereichs (-20 °C bis +60 °C) gelagert, transportiert und gehandhabt werden.

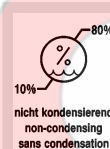
**LUFTFEUCHTEBEGRENZUNG**

Die Versandverpackung muss innerhalb des angezeigten Luftfeuchtigkeitsbereichs (10 % bis 80 %) gelagert, transportiert und gehandhabt werden.


**STAPELBEGRENZUNG ANHAND DER STÜCKZAHL**

Höchste Anzahl identischer Packstücke, die auf das unterste Packstück gestapelt werden darf, wobei „n“ für die Anzahl der zulässigen Packstücke steht. Das unterste Packstück ist nicht in „n“ enthalten.

### 3.4 Wichtige Schilder am Gerät



Die Schilder am Gerät dürfen nicht entfernt, überklebt oder abdeckt werden.



Achtung, allgemeine Gefahrenstelle.

Vor Benutzung des Gerätes unbedingt die Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung lesen und die sicherheitsrelevanten Hinweise beachten!




Warnung vor Biogefährdung.



Drehrichtung des Rotors.

Die Ausrichtung des Pfeils zeigt die Drehrichtung des Rotors an.

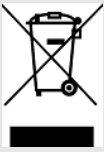

Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten, gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).

Verwendung in den Ländern der Europäischen Union, in Norwegen und der Schweiz.

## 3.5 Bedien- und Anzeigeelemente

### 3.5.1 Steuerung

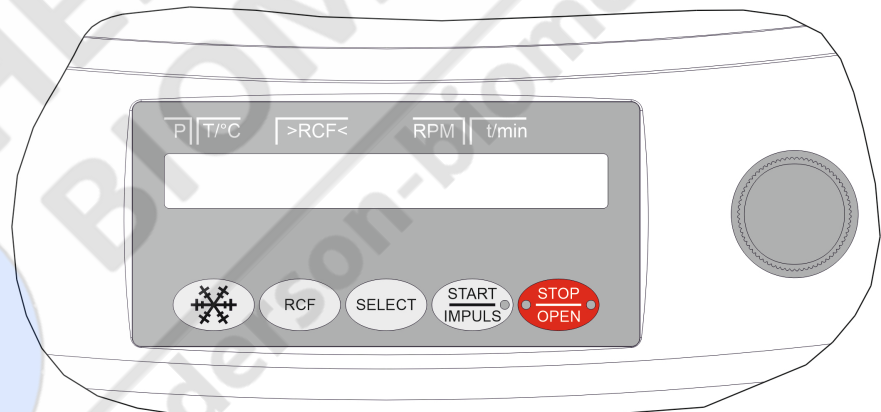


Abb. 2: Steuerung (Gerät mit Kühlung)

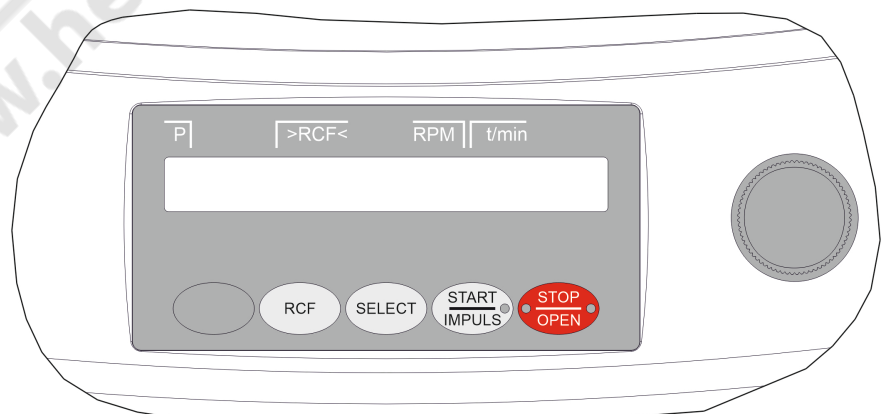


Abb. 3: Steuerung (Gerät ohne Kühlung)



## 3.5.2 Anzeigeelemente



Abb. 4: Taste [START/IMPULS]

- Taste leuchtet während des Zentrifugationslaufes, solange der Rotor noch nicht still steht.



Abb. 5: Taste [STOP/OPEN]

- Die rechte Seite der Taste leuchtet, wenn sich die Zentrifuge im Auslauf befindet. Der Rotor steht noch nicht.
- Die linke Seite der Taste leuchtet, wenn der Rotor still steht.
- Das Leuchten der linken Seite der Taste erlischt, wenn der Deckel entriegelt wird.

## 3.5.3 Bedienelemente



Abb. 6: [Drehknopf]

- Einstellen der einzelnen Parameter.  
Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verringert den Wert.  
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den Wert.



Abb. 7: [Netzschalter]

- Gerät ein- und ausschalten.



Abb. 8: Taste [Kühlung]

- Zentrifugationslauf, zur Vorkühlung des Rotors, starten (nur bei Zentrifuge mit Kühlung).
- Die Vorkühldrehzahl ist einstellbar. Der voreingestellte Wert ist 10.000 RPM.



Abb. 9: Taste [RCF]

- Umschalten zwischen RCF-Anzeige und RPM-Anzeige.
- Relative Zentrifugalbeschleunigung RCF.  
Die RCF wird in Klammern > < angezeigt.
- Drehzahl RPM.



Abb. 10: Taste [SELECT]

- Anwählen der einzelnen Parameter.
- In den Menüs vorwärts blättern.



Abb. 11: Taste [START/IMPULSE]

- Zentrifugationslauf starten.
- Kurzzeitzentrifugation. Zentrifugationslauf erfolgt, solange die Taste gedrückt wird.
- Eingaben und Änderungen speichern.



Abb. 12: Taste [STOP/OPEN]

- Zentrifugationslauf beenden.  
Der Rotor läuft mit dem vorgewählten Auslauf-Parameter aus.
- Zweimaliges Drücken der Taste löst die Schnellstopp-Funktion aus.
- Deckel entriegeln.
- Die Parametereingabe und die Menüs verlassen.

### 3.6 Originalersatzteile

Nur Originalersatzteile des Herstellers und zugelassenes Zubehör verwenden.

### 3.7 Lieferumfang

Folgendes Zubehör wird mit der Zentrifuge geliefert:

- 1 Sechskant-Stiftschlüssel (SW5 x 100)
- 1 Innensechskant-Winkelschraubendreher (SW2,5)
- 2 Sicherungseinsatz
  
- 1 Netzkabel
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Hinweisblatt Transportsicherung

Rotoren und das entsprechende Zubehör werden je nach Bestellung mitgeliefert.

### 3.8 Rücksendung

Für eine Rücksendung muss immer ein original Rücksendeformular (RMA) des Herstellers angefordert werden. Ohne ein original Rücksendeformular des Herstellers ist eine sichere Warenannahme und Verbuchung der Ware beim Hersteller nicht möglich. Das Rücksendeformular (RMA) enthält eine Unbedenklichkeitserklärung (UBE), die komplett ausgefüllt der Rücksendung beiliegen muss.

Wird das Gerät und/oder Zubehör an den Hersteller zurückgesendet, muss die komplette Rücksendung durch den Rücksender gereinigt und dekontaminiert werden. Falls Rücksendungen nicht oder unzureichend gereinigt und/oder unzureichend dekontaminiert sind, wird dies vom Hersteller durchgeführt und dem Versender berechnet.

Für die Rücksendung müssen die Originaltransportsicherungen befestigt werden, siehe [Kapitel 4 „Transport und Lagerung“ auf Seite 16](#). Das Gerät ist in der Originalverpackung zu versenden.

## 4 Transport und Lagerung

### 4.1 Transport- und Lagerbedingungen

#### Transportbedingungen



#### HINWEIS

Beschädigungen am Gerät durch nicht verwenden der Transportsicherungen.

- Transportsicherungen vor Transport des Geräts befestigen.



### HINWEIS

#### Beschädigungen am Gerät durch Kondensat.

Bei einem Temperaturunterschied von kalt nach warm besteht die Gefahr, dass sich Kondensat an elektrotechnischen Bauteilen bildet. Das sich bildende Kondensat kann einen Kurzschluss verursachen oder Elektronik zerstören.

- Gerät mindestens 3 Stunden im warmen Raum aufwärmen, bevor es an das Netz angeschlossen wird.  
oder
- 30 Minuten im kalten Raum warmlaufen.

- Vor dem Transport die Transportsicherung befestigen und das Gerät von der Netzsteckdose trennen.
- Transporttemperatur muss zwischen -20 °C und +60 °C betragen.
- Luftfeuchtigkeit darf nicht kondensierend sein. Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10 % und 80 % betragen.
- Gewicht des Geräts beachten.
- Beim Transport mit einer Transporthilfe (zum Beispiel Transportwagen) muss die Transporthilfe mindestens das 1,6-fache des Transportgewichts des Geräts tragen können.
- Gerät während des Transports vor Umkippen und Herunterfallen sichern.
- Gerät nie seitlich oder auf dem Kopf transportieren.

### Lagerbedingungen

- Gerät muss in der Originalverpackung gelagert werden.
- Gerät nur in trockenen Räumen lagern.
- Lagertemperatur muss zwischen -20 °C und +60 °C betragen.
- Luftfeuchtigkeit darf nicht kondensierend sein. Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10 % und 80 % betragen.

## 4.2 Transportsicherung befestigen

### Personal:

- Geschulter Benutzer

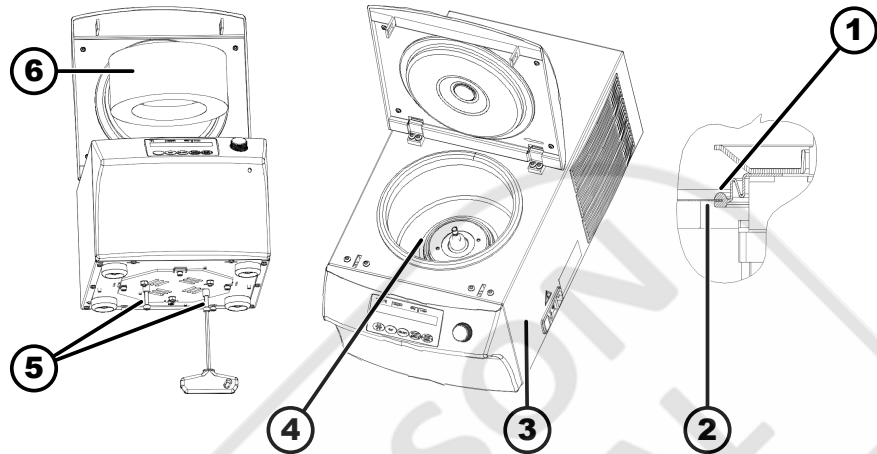


Abb. 13: Transportsicherung

- 1 Faltenbalg
- 2 Rand des Schleuderraums
- 3 rechte Geräteseite
- 4 Motorabdeckung
- 5 Schrauben und Abstandshülsen
- 6 Schaumstoffzylinder

1. Deckel öffnen.
2. Bei MIKRO 200 R:  
Faltenbalg (1) unterhalb der Motorabdeckung (4) auf korrekten Sitz prüfen: Rand des Schleuderraums (2) muss sich in der Nut des Faltenbalgs befinden.
3. Schaumstoffzylinder (6) reinstecken.
4. Deckel schließen.
5. Gerät auf die rechte Geräteseite (3) kippen.
6. 2 Schrauben mit 2 Abstandshülsen (5) eindrehen.

## 5 Inbetriebnahme

### 5.1 Auspacken der Zentrifuge



#### VORSICHT

Quetschgefahr durch herausfallende Teile aus der Transportverpackung.

- Gerät während des Auspackvorgangs im Gleichgewicht halten.
- Verpackung nur an den dafür vorgesehenen Stellen öffnen.



#### VORSICHT

Verletzungsgefahr durch das Heben schwerer Lasten.

- Angemessene Anzahl an Helfer bereitstellen.
- Gewicht beachten. Siehe → Kapitel 3.1 „Technische Daten“ auf Seite 9.



## HINWEIS

Beschädigungen am Gerät durch nicht sachgemäßes Anheben.

- Zentrifuge nicht am Bedienteil oder am Halter des Bedienteiles anheben.

### Personal:

- Geschulter Benutzer

1. Falls vorhanden: Verpackungsbänder entfernen.
2. Karton nach oben abheben und Polsterung entfernen.
3. Zubehör entfernen und sicher aufbewahren.
4. Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund stellen.

## 5.2 Transportsicherung entfernen

### Personal:

- Geschulter Benutzer

Deckel ist geschlossen.

1. Gerät auf die rechte Geräteseite (3) kippen.

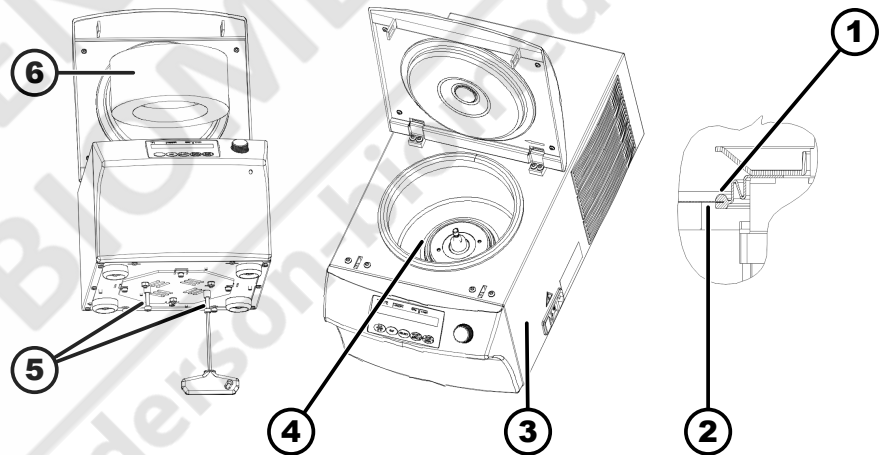


Abb. 14: Transportsicherung

- 1 Faltenbalg
- 2 Rand des Schleuderraums
- 3 rechte Geräteseite
- 4 Motorabdeckung
- 5 Schrauben und Abstandshülsen
- 6 Schaumstoffzylinder

2. 2 Schrauben und 2 Abstandshülsen (5) entfernen.
3. Schrauben und Abstandshülsen sicher aufbewahren.
4. Deckel öffnen.
5. Schaumstoffzylinder (6) entfernen.
6. Schaumstoffzylinder sicher aufbewahren.
7. Bei MIKRO 200 R:

Faltenbalg (1) unterhalb der Motorabdeckung (4) auf korrekten Sitz prüfen: Rand des Schleuderraums (2) muss sich in der Nut des Faltenbalgs befinden.

## 5.3 Aufstellen und Anschließen der Zentrifuge

### Aufstellen der Zentrifuge



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch zu geringem Abstand zur Zentrifuge.

- Während eines Zentrifugationslaufes dürfen sich gemäß EN / IEC 61010-2-020, in einem **Sicherheitsbereich von 300 mm** um die Zentrifuge herum, keine Personen, Gefahrstoffe und Gegenstände befinden.
- Ein Abstand von **300 mm** zu den Lüftungsschlitzen und Lüftungsöffnungen der Zentrifuge ist einzuhalten.



#### VORSICHT

Quetschgefahr und Beschädigungen am Gerät durch Herunterfallen durch schwingungsbedingte Positionsänderungen.

- Gerät auf stabile und ebene Fläche stellen.
- Aufstellfläche entsprechend des Gewichts des Geräts wählen.



#### HINWEIS

Beschädigungen der Proben und des Geräts durch Über- oder Unterschreiten der maximal zulässigen Umgebungstemperatur.

- Maximal und minimal zulässige Umgebungstemperatur für die Aufstellung des Geräts beachten.
- Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen.
- Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Gerät nicht Frost aussetzen.

#### Personal:

- Geschulter Benutzer

1. ➤ Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund stellen.
2. ➤ Um das Gerät einen Abstand von 300 mm einhalten.
3. ➤ Umgebungsbedingungen in den Technische Daten (→ Kapitel 3.1 „Technische Daten“ auf Seite 9) beachten.

### Anschließen der Zentrifuge



#### HINWEIS

Beschädigungen am Gerät durch unautorisiertes Personal

- Eingriffe und Veränderungen an Geräten durch unautorisierte Personen geschehen auf eigene Gefahr und führen zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche und Haftungsansprüche.



## HINWEIS

### Beschädigungen am Gerät durch Kondensat.

Bei einem Temperaturunterschied von kalt nach warm besteht die Gefahr, dass sich Kondensat an elektrotechnischen Bauteilen bildet. Das sich bildende Kondensat kann einen Kurzschluss verursachen oder Elektronik zerstören.

- Gerät mindestens 3 Stunden im warmen Raum aufwärmen, bevor es an das Netz angeschlossen wird. oder
- 30 Minuten im kalten Raum warmlaufen.

#### Personal:

- Geschulter Benutzer

1. → Wenn das Gerät in der Gebäudeinstallation zusätzlich mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert wird, muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B verwendet werden.

Bei Verwendung eines anderen Typs kann es vorkommen, dass der Fehlerstrom-Schutzschalter entweder das Gerät nicht abschaltet, wenn ein Fehler am Gerät vorliegt oder dass er das Gerät abschaltet, obwohl kein Fehler am Gerät vorliegt.

2. → Prüfen, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
3. → Gerät mit dem Netzkabel an eine genormte Netzsteckdose anschließen.

## 5.4 Zentrifuge ein- und ausschalten

### Zentrifuge einschalten

#### Personal:

- Geschulter Benutzer

- Netzschalter in Schalterstellung */I/* bringen.

➔ Je nach Zentrifugentyp blinken die Tasten.

Nacheinander erscheinen je nach Zentrifugentyp folgende Anzeigen:

- das Zentrifugenmodell und die Programmversion
- Wenn der Deckel geschlossen ist: Bei Zentrifugen mit Kühlung, Anzeige „*OPEN OEFFNEN*“. Bei Zentrifugen ohne Kühlung öffnet sich der Deckel.
- Wenn der Deckel geöffnet ist: Die zuletzt benutzten Zentrifugationsdaten.

### Zentrifuge ausschalten

Rotor steht still.

- Netzschalter in Schalterstellung */0/* bringen.

## 6 Bedienung

### 6.1 Deckel öffnen und schließen

#### Deckel öffnen

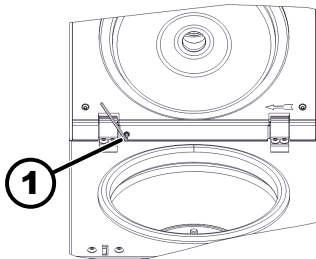


Abb. 15: Deckel

1 Einstellschraube

#### Personal:

- Geschulter Benutzer
- Zentrifuge ist eingeschaltet.  
Rotor steht still.

- Taste [STOP/OPEN] drücken.
- ➔ Deckel entriegelt motorisch.
  - Deckel öffnen.

Der Deckel öffnet automatisch ca. 45°.

Um den Öffnungswinkel zu verändern, mit dem mitgelieferten Sechskant-Stiftschlüssel die Einstellschraube (1) drehen.

- Drehen im Uhrzeigersinn: Deckel öffnet weniger.
- Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn: Deckel öffnet weiter.

#### Deckel schließen



#### ! VORSICHT

##### Quetschgefahr beim Schließen des Deckels.

Quetschgefahr der Finger, wenn der Verschlussmotor den Deckel gegen die Dichtung zieht.

- Beim Schließen des Deckels dürfen sich keine Körperteile im Gefahrenbereich des Deckels befinden.
- Zum Schließen des Deckels von oben auf den Deckel drücken.



#### HINWEIS

##### Beschädigungen am Gerät durch das Zuschlagen des Deckels.

- Deckel langsam schließen.
- Deckel nicht zuschlagen.



Wenn die linke Seite der Taste [STOP/OPEN] blinkt, die Taste [STOP/OPEN] drücken, dass die motorische Deckelverriegelung die Grundstellung (geöffnet) einnimmt.

#### Personal:

- Geschulter Benutzer

→ Deckel schließen und die Deckelvorderkante leicht nach unten drücken.

- ➔ Deckel verriegelt motorisch.

Die linke Seite der Taste [STOP/OPEN] leuchtet.

### 6.2 Rotor aus- und einbauen

#### Rotor ausbauen

#### Personal:

- Geschulter Benutzer



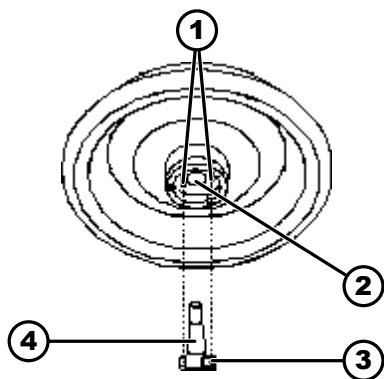


Abb. 16: Ein-Ausbau Rotor

- 1 Mitnehmerstifte
- 2 Bohrung des Rotors
- 3 Mitnehmer
- 4 Motorwelle

### Rotor einbauen

1. > Deckel öffnen.
2. > Spannmutter des Rotors mit dem mitgelieferten Schlüssel lösen.
  - Nach Überwinden des Abhebe-Druckpunkts löst sich der Rotor vom Konus der Motorwelle (4).
3. > Spannmutter drehen, bis sich der Rotor von der Motorwelle abheben lässt.
4. > Rotor entfernen.

### Personal:

- Geschulter Benutzer

Deckel ist geöffnet.

1. > Motorwelle (4) und Bohrung des Rotors (2) reinigen.
2. > Motorwelle (4) leicht einfetten, siehe ➤ Kapitel 8.2 „Hinweise zur Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 32.
3. > Rotor vertikal auf die Motorwelle (4) setzen.  
Die beiden Mitnehmerstifte (1) an der Unterseite des Rotors dürfen beim Einschrauben des Rotors nicht auf dem Mitnehmer (3) aufliegen.
4. > Spannmutter des Rotors mit dem mitgelieferten Schlüssel handfest anziehen.
5. > Rotor auf festen Sitz prüfen.

## 6.3 Beladen

### Zentrifugiergefäße befüllen



### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch kontaminiertes Probenmaterial.

Aus dem Probengefäß tritt während der Zentrifugation kontaminiertes Probenmaterial aus.

- Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen für gefährliche Substanzen verwenden.
- Bei Materialien der Risikogruppe 3 und 4 zusätzlich zu den verschließbaren Zentrifugiergefäßen ein Bio-Sicherheitssystem verwenden (siehe Handbuch 'Laboratory Biosafety Manual' der WHO).

**HINWEIS****Beschädigungen am Gerät durch stark korrodierende Stoffe.**

Stark korrodierende Stoffe können die mechanische Festigkeit von Rotoren, Gehängen und Zubehöerteilen beeinträchtigen.

- Keine stark korrodierende Stoffe zentrifugieren.



*Standard-Zentrifugiergefäße aus Glas sind belastbar bis RZB 4000 (DIN 58970 Teil 2).*

**Personal:**

- Geschulter Benutzer

→ Zentrifugiergefäße außerhalb der Zentrifuge befüllen.

Die vom Hersteller angegebene maximale Füllmenge der Zentrifugiergefäße darf nicht überschritten werden.

Bei Winkelrotoren dürfen die Zentrifugiergefäße nur soweit befüllt werden, dass während des Zentrifugationslaufes keine Flüssigkeit aus den Gefäßen herausgeschleudert werden kann.

Um die Gewichtsunterschiede innerhalb der Zentrifugiergefäße möglichst gering zu halten, ist auf eine gleichmäßige Füllhöhe in den Gefäßen zu achten.

**Winkelrotoren beladen****Personal:**

- Geschulter Benutzer



1. → Rotor auf festen Sitz prüfen.

2. → Die Zentrifugiergefäße müssen gleichmäßig auf alle Plätze des Rotors verteilt werden.

Beim Beladen des Rotors darf keine Flüssigkeit in den Rotor und in den Schleuderraum gelangen.

Bei Rotoren dürfen die Zentrifugiergefäße nur soweit befüllt werden, dass während des Zentrifugationslaufes keine Flüssigkeit aus den Gefäßen herausgeschleudert werden kann.

Auf jedem Rotor ist das Gewicht der zulässigen Füllmenge angegeben. Das Gewicht darf nicht überschritten werden.

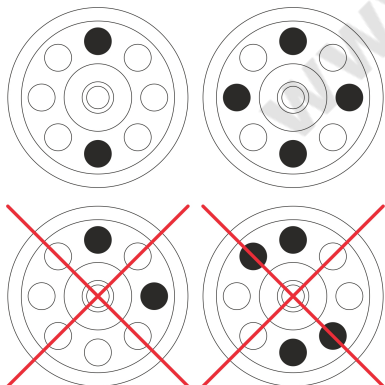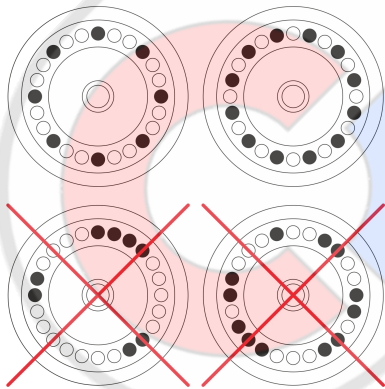

## 6.4 BIO-Sicherheitssystem öffnen und schließen

### 6.4.1 Erläuterung

Bei der Zentrifugation von gefährlichen Stoffen bzw. Stoffgemischen, die toxisch, radioaktiv oder mit pathogenen Mikroorganismen verseucht sind, sind durch den Benutzer geeignete Maßnahmen zu treffen.

Es müssen grundsätzlich Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen für gefährliche Substanzen verwendet werden.

Bei Materialien der Risikogruppe 3 und 4 ist zusätzlich zu den verschließbaren Zentrifugiergefäßen ein Bio-Sicherheitssystem zu verwenden (siehe Handbuch "Laboratory Bio-safety Manual" der Weltgesundheitsorganisation).

Bei einem Bio-Sicherheitssystem verhindert eine Bioabdichtung (Dichtungsring) das Austreten von Tröpfchen und Aerosolen.

Wird das Gehäuse eines Bio-Sicherheitssystems ohne den Deckel verwendet, muss der Dichtungsring vom Gehäuse entfernt werden, um eine Beschädigung des Dichtungsringes während des Zentrifugationslaufes zu vermeiden.

Beschädigte Bio-Sicherheitssysteme sind nicht mehr mikrobiologisch dicht.

Ohne Verwendung eines Bio-Sicherheitssystems ist eine Zentrifuge im Sinne der Norm EN / IEC 61010-2-020 nicht mikrobiologisch dicht.

#### Lagerung von Bio-Sicherheitssystemen

Um eine Beschädigung der Dichtringe während der Lagerung zu vermeiden, dürfen Bio-Sicherheitssysteme nur mit geöffnetem Deckel gelagert werden.

### 6.4.2 Deckel mit Schraubverschluss ohne Bohrung

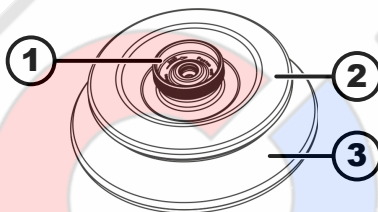


Abb. 17: BIO-Sicherheitssystem

- 1 Drehgriff
- 2 Deckel
- 3 Rotor

#### Schließen

1. → Deckel (2) mittig auf den Rotor (3) aufsetzen.
2. → Deckel (2) am Drehgriff (1) im Uhrzeigersinn drehen bis dieser fest verschlossen ist.

#### Öffnen




1. → Deckel (2) am Drehgriff (1) gegen Uhrzeigersinn drehen bis dieser offen ist.
2. → Deckel (2) vom Rotor (3) entfernen.

## 6.5 Zentrifugation

### 6.5.1 Zentrifugation im Dauerlauf

#### Personal:



- Geschulter Benutzer

1.  Minuten und Sekunden auf „∞“ stellen oder ein Dauerlaufprogramm abrufen.
2.  Taste *[START/IMPULS]* drücken.
  - Zentrifugationslauf wird gestartet.
  - Taste *[START/IMPULSE]* leuchtet während des Zentrifugationslaufs.
  - Die Zeitzählung beginnt bei „00:00“.
  - Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der RCF-Wert, die Temperatur im Schleuderraum (nur bei Zentrifuge mit Kühlung), und die gelaufene Zeit angezeigt.
3.  Taste *[STOP/OPEN]* drücken, um den Zentrifugationslauf abzubrechen.
  - Auslauf erfolgt mit der eingestellten Bremsstufe. Bremsstufe wird angezeigt.
  - Bei Stillstand des Rotors ertönt ein akustisches Signal.
  - „OPEN“ „OEFFNEN“ wird angezeigt.

### 6.5.2 Zentrifugation mit Zeitvorwahl

Personal:


- Geschulter Benutzer

1.  Zentrifugationsparameter einstellen oder ein Programm abrufen.
2.  Taste *[START/IMPULS]* drücken.
  - Zentrifugationslauf wird gestartet.
  - Taste *[START]* leuchtet während des Zentrifugationslaufs.
  - Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der RCF-Wert, die Temperatur im Schleuderraum (nur bei Zentrifuge mit Kühlung), und die verbleibende Zeit angezeigt.
3.  Nach Ablauf der Zeit oder bei Abbruch des Zentrifugationslaufs erfolgt der Auslauf mit der angewählten Bremsstufe.
  - Bremsstufe wird angezeigt.
  - Bei Stillstand des Rotors ertönt ein akustisches Signal.
  - „OPEN“ „OEFFNEN“ wird angezeigt.
  - Die rechte Seite der Taste *[STOP/OPEN]* leuchtet, wenn sich die Zentrifuge im Auslauf befindet.
  - Die linke Seite der Taste *[STOP/OPEN]* leuchtet, wenn der Rotor still steht.
  - Das Leuchten der Taste *[START/IMPULS]* und der rechten Seite der Taste *[STOP/OPEN]* erlöschen.

### 6.5.3 Kurzzeitzentrifugation

Personal:

- Geschulter Benutzer

1.  Taste *[START/IMPULS]* drücken und gedrückt halten.
  - Taste *[START/IMPULS]* leuchtet während des Zentrifugationslaufs.
  - Zeitzählung beginnt bei 00:00.
  - Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der RCF-Wert, die Temperatur im Schleuderraum (nur bei Zentrifuge mit Kühlung), und die gelaufene Zeit angezeigt.

2. → Taste [START/IMPULSE] loslassen, um den Zentrifugationslauf zu beenden.
- Auslauf erfolgt mit der eingestellten Bremsstufe. Bremsstufe wird angezeigt.
- Bei Stillstand des Rotors ertönt ein akustisches Signal.  
„OPEN“ „OEFFNEN“ wird angezeigt.

## 6.6 Schnellstopp-Funktion

### Personal:

- Geschulter Benutzer

→ Taste [STOP/OPEN] zweimal drücken.

- Auslauf mit Bremsstufe "9" (kürzeste Auslaufzeit) wird angezeigt und durchgeführt.

## 7 Softwarebedienung

### 7.1 Zentrifugationsparameter

#### 7.1.1 Relative Zentrifugalbeschleunigung RCF

Die relative Zentrifugalbeschleunigung RCF ist von der Drehzahl und dem Zentrifugerradius abhängig.

Die relative Zentrifugalbeschleunigung RCF wird als Vielfaches der Erdbeschleunigung (g) angegeben.

Die relative Zentrifugalbeschleunigung RCF ist ein einheitsfreier Zahlenwert und dient zum Vergleich der Trenn- und Sedimentationsleistung.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Relative Zentrifugalbeschleunigung

RPM = Drehzahl

r = Zentrifugerradius in mm = Abstand von der Mitte der Drehachse bis zum Zentrifugiergefäßboden.

#### 7.1.2 Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

Bei der Zentrifugation mit maximaler Drehzahl darf die Dichte der Stoffe oder Stoffgemische 1,2 kg/dm<sup>3</sup> nicht überschreiten. Bei Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte muss die Drehzahl reduziert werden. Die erlaubte Drehzahl lässt sich nach folgender Formel berechnen:

$$\text{Reduzierte Drehzahl } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{höhere Dichte (kg/dm}^3)}} * \text{maximale Drehzahl (RPM)}$$

Zum Beispiel: Maximale Drehzahl 4000 RPM, Dichte 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Wird im Ausnahmefall die, auf dem Gehänge angegebene, maximale Beladung überschritten, muss die Drehzahl ebenfalls reduziert werden. Die erlaubte Drehzahl lässt sich nach folgender Formel berechnen:

$$\text{Reduzierte Drehzahl } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{maximale Beladung (g)}}{\text{tatsächliche Beladung (g)}}} * \text{maximale Drehzahl (RPM)}$$

Zum Beispiel: Maximale Drehzahl 4000 RPM, maximale Beladung 300 g, tatsächliche Beladung 350 g




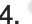
$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

Bei Unklarheiten ist Auskunft beim Hersteller einzuholen.






## 7.2 Programmierung

### 7.2.1 Schreibschutz für Programme



Die Programme können gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt werden. Der Schreibschutz kann, bei Stillstand des Rotors, wie folgt aktiviert oder deaktiviert werden:

1.  Taste *[SELECT]* drücken und gedrückt halten.
  - ➔ Nach 8 Sekunden wird „SOUND/BELL“ angezeigt.
2.  Taste *[SELECT]* drücken.
  - ➔ „LOCK“ wird angezeigt.
3.  Mit dem *[Drehknopf]* „OFF“ oder „ON“ einstellen.
  - OFF = Programme sind nicht schreibgeschützt
  - ON = Programme sind schreibgeschützt
4.  Taste *[START/IMPULS]* drücken.
  - ➔ Einstellung wird gespeichert.
  - Ist ON eingestellt: „\*\*\* lock \*\*\*\*“ wird kurz angezeigt.
  - Ist OFF eingestellt: „\*\*\* ok \*\*\*\*“ wird kurz angezeigt.

### 7.2.2 Programm aufrufen oder laden

1.  Mit der Taste *[SELECT]* den Parameter „PROG RCL“ anwählen.
2.  Mit dem *[Drehknopf]* den gewünschten Programmplatz einstellen.
3.  Taste *[START/IMPULS]* drücken.
  - ➔ „\*\*\* ok \*\*\*\*“ wird kurzzeitig angezeigt.
  - Die Zentrifugationsdaten des gewünschten Programmplatzes werden angezeigt
4.  Um die Parameter zu prüfen: Taste *[SELECT]* mehrfach drücken.
5.  Um die Parameter-Anzeige zu verlassen: Taste *[OPEN/STOP]* drücken oder 8 Sekunden keine Taste drücken.

### 7.2.3 Programm eingeben oder ändern

1.  Programm aufrufen.
2.  Bei Bedarf: Taste *[RCF]* drücken, um zwischen RPM- und RCF-Anzeige („> <“) zu wechseln.

3. Bei Bedarf: Taste *[SELECT]* drücken, um den gewünschten Parameter anzuwählen und mit dem *[Drehknopf]* einzustellen.

Um den Dauerlauf einzustellen müssen die Parameter t/min und t/sec mit dem *[Drehknopf]* auf 0 gestellt werden. Der Dauerlauf wird in der Anzeige mit „∞“ angezeigt.

4. Mit der Taste *[SELECT]* den Parameter „PROG STO“ anwählen.

5. Mit dem *[Drehknopf]* den gewünschten Programmplatz einstellen.

6. Taste *[START/IMPULS]* drücken.

➡ Einstellungen sind auf gewünschten Programmplatz gespeichert.

„\*\*\* ok \*\*\*“ wird kurz angezeigt.

Wird die Taste *[START/IMPULS]* gedrückt, ohne dass der Parameter „PROG STO“ angewählt ist, so werden die Einstellungen immer auf Programmplatz # gespeichert.

## 7.3 Kühlung (bei Zentrifugen mit Kühlung)

### 7.3.1 Hinweise Kühlung

Der Temperatur-Sollwert kann von -10 °C bis +40 °C eingestellt werden. Die tiefste erreichbare Temperatur ist rotorabhängig.

### 7.3.2 Standby-Kühlung

Nach einem Zentrifugationslauf erfolgt die Standby-Kühlung zeitverzögert und im Display wird „Deckel entriegelt“ angezeigt.

Die Verzögerungszeit ist von 1 bis 5 Minuten, in 1 Minuten-Schritten einstellbar. Sie ist auf 1 Minute voreingestellt.

■ Rotor steht still.

■ Deckel ist geöffnet

1. Taste *[Kühlung]* drücken und gedrückt halten.

➡ Nach 8 Sekunden wird „t/min = X“ angezeigt.

2. Mit dem *[Drehknopf]* die Verzögerungszeit einstellen.

3. Taste *[START/IMPULS]* drücken.

➡ Einstellung wird gespeichert.

„\*\*\* ok \*\*\*“ wird kurz angezeigt.

4. Taste *[STOP/OPEN]* zweimal drücken oder 8 Sekunden warten um das Menü zu verlassen.

### 7.3.3 Vorkühlen des Rotors

#### Starten

Rotor steht still.

1. Taste *[Kühlung]* drücken.

2. Taste *[STOP/OPEN]* drücken.

➡ Vorkühlen des Rotors wird beendet.

Auslauf erfolgt mit der angewählten Bremsstufe.

Bremsstufe wird angezeigt.

#### Einstellen

Die Vorkühldrehzahl ist von 500 RPM bis zur maximalen Drehzahl der Rotors, in 10er Schritten einstellbar. Sie ist voreingestellt auf 10000 RPM.

- Rotor steht still.
- Deckel ist geöffnet.
- 1. Taste *[Kühlung]* drücken und gedrückt halten.
  - ➔ Nach 8 Sekunden wird „t/min = X“ angezeigt.
- 2. Taste *[Kühlung]* drücken.
  - ➔ Vorkühldrehzahl „RPM = XXXX“ wird angezeigt.
- 3. Mit dem *[Drehknopf]* die Vorkühldrehzahl einstellen.
- 4. Taste *[START/IMPULS]* drücken.
  - ➔ Einstellung wird gespeichert.
  - „\*\*\* ok \*\*\*\*“ wird kurz angezeigt.
- 5. Taste *[STOP/OPEN]* zweimal drücken oder 8 Sekunden warten um das Menü zu verlassen.

## 7.4 Machine Menu

### 7.4.1 Systeminformationen abfragen

#### Parameterabfrage

Rotor steht still.

1. Taste *[SELECT]* 8 Sekunden drücken und gedrückt halten.
  - ➔ „SOUND/BELL“ wird angezeigt.
2. Taste *[SELECT]* so oft drücken, bis „FU/CCI -S.“ angezeigt wird.  
Programmversion des Frequenzumrichters
3. Taste *[SELECT]* so oft drücken, bis „HOURS“ angezeigt wird.  
Interne Betriebsstunden (die Zeit, die die Zentrifuge eingeschaltet war)
4. Mit dem *[Drehknopf]* nach rechts drehen.
  - ➔ „STARTS“ wird angezeigt.
  - Anzahl der Zentrifugationsläufe
5. Mit dem *[Drehknopf]* nach rechts drehen.
  - ➔ „ROTORCHG1“ wird angezeigt.
  - Interne Betriebsstunde des letzten Rotorwechsels
6. Mit dem *[Drehknopf]* nach rechts drehen.
  - ➔ „ROTORCHG2“ wird angezeigt.
  - Interne Betriebsstunde des vorletzten Rotorwechsels
7. Mit dem *[Drehknopf]* nach rechts drehen.
  - ➔ „OPhoursCHG“ wird angezeigt.
  - Interne Betriebsstunde der letzten Betriebsstundenänderung
8. Mit dem *[Drehknopf]* nach rechts drehen.
  - ➔ „IMBALCHG“ wird angezeigt.
  - Interne Betriebsstunde der letzten Änderung der Unwuchtabschaltung
9. Mit dem *[Drehknopf]* nach rechts drehen.
  - ➔ „OffsetCHG“ wird angezeigt.
  - Interne Betriebsstunde des letzten Offset-Abgleichs
10. Taste STOP/OPEN drücken, um das Menü zu verlassen.



## 7.4.2 Betriebsstunden abfragen

Der Rotor steht still.

1. Taste *[SELECT]* drücken und gedrückt halten.
  - ➔ Nach 8 Sekunden wird „*SOUND/BELL*“ angezeigt.
2. Taste *[SELECT]* so oft drücken, bis „*CONTROL:*“ angezeigt wird.
  - ➔ „*CONTROL:*“ und die Betriebsstunden werden angezeigt.
3. Taste *[STOP/OPEN]* drücken, um das Menü zu verlassen.

## 7.4.3 Akustisches Signal

### 7.4.3.1 Allgemeines

Das akustische Signal ertönt:

- nach Auftreten einer Störung im 2 s-Intervall.
- nach Beendigung des Zentrifugationslaufes und Stillstand des Rotors im 30 s-Intervall.

Durch Öffnen des Deckels oder Drücken einer beliebigen Taste wird das akustische Signal beendet.

### 7.4.3.2 Akustisches Signal einstellen

1. Taste *[SELECT]* drücken und gedrückt halten.
  - ➔ Nach 8 Sekunden wird „*SOUND / BELL ON*“ oder „*SOUND / BELL OFF*“ angezeigt.
2. Mit dem *[Drehknopf]* „*OFF*“ oder „*ON*“ einstellen.  
 OFF = Akustisches Signal deaktiviert  
 ON = Akustisches Signal aktiviert
3. Taste *[START/IMPULS]* drücken.
  - ➔ Einstellung wird gespeichert.  
 „*\*\*\* ok \*\*\**“ wird kurz angezeigt.

# 8 Reinigung und Pflege

## 8.1 Übersichtstabelle

Kap.	Auszuführende Arbeiten	bei Bedarf	täglich	wöchentlich	Jährlich	Seite
8	Reinigung und Pflege					31
8.3	Reinigung					33
8.3	Gerät reinigen		X			33
8.3	Bio-Sicherheitssysteme reinigen			X		33
8.3	Zubehör reinigen			X		33
8.4	Desinfektion					33

Kap.	Auszuführende Arbeiten	bei Bedarf	täglich	wöchentlich	Jährlich	Seite
8.4	Gerät desinfizieren	X				33
8.4	Zubehör desinfizieren	X				34
<b>8.5</b>	<b>Wartung</b>					34
8.5	Gummidichtung des Schleuderraums fetten			X		34
8.5	Gummidichtung des Bio-Sicherheitssystems fetten			X		34
8.5	Zubehör prüfen			X		34
8.5	Bio-Sicherheitssystem prüfen			X		34
8.5	Schleuderraum auf Schäden prüfen				X	35
8.5	Motorwelle fetten				X	35
8.5	Zubehör mit begrenzter Verwendungsdauer	X				35
8.5	Zentrifugiergefäße tauschen	X				35

## 8.2 Hinweise zur Reinigung und Desinfektion



### GEFAHR

Kontaminationsgefahr für den Anwender durch ungenügende Reinigung oder bei Nichtbeachten der Reinigungsvorschriften.

- Reinigungsvorschriften beachten.
- Beim Reinigen des Geräts persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Laborordnung (zum Beispiel TRBAs, IfSG, Hygieneplan) für den Umgang mit biologischen Agentien beachten.

- Das Gerät und das Zubehör dürfen nicht in Spülmaschinen gereinigt werden.
- Nur eine Handreinigung und eine Flüssig-Desinfektion durchführen.
- Die Wassertemperatur darf maximal 25 °C betragen.
- Um Korrosionserscheinungen durch Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu vermeiden sind die speziellen Anwendungshinweise vom Hersteller des Reinigungs- oder Desinfektionsmittels unbedingt zu beachten.








### Desinfektionsmittel:

- Flächendesinfektionsmittel (kein Hände- oder Instrumentendesinfektionsmittel)
- Ethanol als alleinige Wirksubstanz.  
Das Sichtfenster im Deckel des Geräts nicht mit einem Ethanol-Propanol-Gemischen desinfizieren.
- Konzentration nicht unter 30 %




- pH-Wert: 6 – 8
- Nicht korrosiv

### 8.3 Reinigung




#### Gerät reinigen

1.  Deckel öffnen.
2.  Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.
3.  Zubehör entnehmen.
4.  Gehäuse der Zentrifuge und den Schleuderraum mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch reinigen.
5.  Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln, die Reste des Reinigungsmittels mit einem feuchten Tuch entfernen.
6.  Flächen müssen unmittelbar nach der Reinigung getrocknet werden.
7.  Bei Bildung von Kondenswasser den Schleuderraum mit einem saugfähigen Tuch trocknen.

#### Bio-Sicherheitssysteme reinigen

1.  Bio-Sicherheitssystem mit dem Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch reinigen.
2.  Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln, die Reste des Reinigungsmittels mit einem feuchten Tuch entfernen.
3.  Das Zubehör unmittelbar nach der Reinigung mit einem fuselfreien Tuch und mit ölfreier Druckluft trocknen. Alle Hohlräume vollständig mit ölfreier Druckluft trocknen.

#### Zubehör reinigen

1.  Das Zubehör mit dem Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch reinigen.
2.  Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln, die Reste des Reinigungsmittels mit einem feuchten Tuch entfernen.
3.  Das Zubehör unmittelbar nach der Reinigung mit einem fuselfreien Tuch und mit ölfreier Druckluft trocknen. Alle Hohlräume vollständig mit ölfreier Druckluft trocknen.

### 8.4 Desinfektion



*Einer Desinfektion muss immer eine Reinigung der betreffenden Komponenten vorangegangen sein.*

*Siehe → Kapitel 8.3 „Reinigung“ auf Seite 33*



*Konzentration und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels gemäß Herstellerangaben.*

#### Gerät desinfizieren



#### VORSICHT

**Verletzungsgefahr durch Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.**

- Gerät vor Flüssigkeiten von außen schützen.
- Keine Sprühdésinfektion am Gerät durchführen.

1. → Deckel öffnen.
2. → Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.
3. → Zubehör entnehmen.
4. → Das Gehäuse und den Schleuderraum mit Desinfektionsmittel reinigen.
5. → Nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln, die Reste des Desinfektionsmittels mit einem feuchten Tuch entfernen.
6. → Die Flächen müssen unmittelbar nach der Reinigung getrocknet werden.

#### Zubehör desinfizieren

1. → Das Zubehör mit dem Desinfektionsmitteln desinfizieren.
2. → Alle Hohlräume luftblasenfrei mit Desinfektionsmittel benetzen.
3. → Nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln, die Reste des Desinfektionsmittels abtrocknen lassen oder entfernen.

#### Autoklavieren

Das folgende Zubehör darf bei 121 °C / 250 °F (20 min) autoklaviert werden:

- Ausschwingrotoren
- Winkelrotoren aus Aluminium
- Gehänge aus Metall
- Deckel mit Bioabdichtung
- Adapter

Über den Sterilitätsgrad kann keine Aussage gemacht werden.

Die Deckel der Rotoren und Gehänge müssen vor dem Autoklavieren abgenommen werden.

Das Autoklavieren beschleunigt den Alterungsprozess von Materialien. Es kann es Farbveränderungen verursachen. Nach dem Autoklavieren sind die Rotoren und das Zubehör visuell auf Beschädigung zu prüfen und eventuell beschädigte Teile sofort zu tauschen.

Bei Anzeichen von Rissbildung, Versprödung oder Abnutzung ist der betreffende Dichtungsring zu tauschen. Bei Deckeln mit nicht auswechselbaren Dichtungsringen muss der gesamte Deckel getauscht werden.

Um die Dichtigkeit der Bio-Sicherheitssysteme zu gewährleisten, müssen die Dichtungsringe nach dem Autoklavieren getauscht werden.

## 8.5 Wartung

#### Gummidichtung des Schleuderraums fetten

- Dichtungsring mit einem Gummi-Pflegemittel leicht einreiben.

#### Gummidichtung des Bio-Sicherheitssystems fetten

- Dichtungsring mit einem Gummi-Pflegemittel leicht einreiben.

#### Zubehör prüfen

1. → Zubehör sind auf Verschleiß und Korrosionsschäden zu prüfen.
2. → Rotor auf festen Sitz prüfen.

#### Bio-Sicherheitssystem prüfen

1. → Alle Teile des Bio-Sicherheitssystems visuell auf Beschädigung prüfen.
2. → Die korrekte Einbaulage des Dichtungsringes bzw. der Dichtungsringe des Bio-Sicherheitssystems prüfen.
3. → Die beschädigten Teile des Bio-Sicherheitssystems austauschen.

4. Bei Anzeichen von Rissbildung, Versprödung oder Abnutzung ist der betreffende Dichtungsring sofort auszutauschen. Bei Deckeln mit nicht auswechselbaren Dichtungsringen muss der gesamte Deckel ausgetauscht werden.

### Schleuderraum auf Schäden prüfen

- Schleuderraum auf Schäden prüfen.

### Motorwelle fetten

1. Zubehör entfernen.
2. Motorwelle reinigen.
3. Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln, die Reste des Reinigungsmittels mit einem feuchten Tuch entfernen.
4. Motorwelle und mit Hettich Tubenfett 4051 fetten.
5. Überschüssiges Fett im Schleuderraum muss entfernt werden.

### Zubehör mit begrenzter Verwendungsdauer

Die Verwendung von bestimmten Zubehör ist zeitlich begrenzt. Aus Sicherheitsgründen darf das Zubehör nicht mehr verwendet werden, wenn entweder die darauf gekennzeichnete maximal erlaubte Anzahl der Laufzyklen oder das darauf gekennzeichnete Ablaufdatum erreicht ist.

- Die maximal zulässige Anzahl der Laufzyklen oder das Ablaufdatum ist auf dem Zubehör ersichtlich.
- Die Zentrifuge ist mit einem Zyklenzähler ausgestattet.

### Zentrifugiergefäße tauschen



#### VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch Glasbruch.

Durch Glasbruch können sich Glassplitter und kontaminierte Flüssigkeiten innerhalb der Zentrifuge befinden.

- Schnittfeste Handschuhe tragen.
- Sicherheitsbrille und Mundschutz tragen.

Bei Undichtigkeit oder nach dem Bruch von Zentrifugiergefäßen, sind zerbrochene Gefäßteile, Glassplitter und ausgelaufenes Zentrifugiergut vollständig zu entfernen. Verbleibende Glassplitter verursachen weiteren Glasbruch.

Die Gummieinlagen und die Kunststoffhülsen der Rotoren sind nach einem Glasbruch zu ersetzen.

Handelt es sich um infektiöses Material, ist eine Desinfektion durchzuführen.

## 9 Störungsbehebung

### 9.1 Fehlerbeschreibung

Lässt sich der Fehler laut Störungstabelle nicht beheben, so ist der Kundendienst zu benachrichtigen. Zentrifugentyp und Seriennummer angeben. Beide Nummern sind auf dem Typenschild der Zentrifuge ersichtlich.

\* Fehlernummer erscheint nicht in der Anzeige.

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
keine Anzeige	Keine Spannung. Netzeingangssicherungen defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgungsspannung prüfen.</li> <li>■ Netzeingangssicherung prüfen.</li> <li>■ Netzschalter befindet sich in Schalterstellung [//]</li> </ul>
TACHO - ERROR 1, 2	Tacho defekt. Motor, Elektronik defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deckel öffnen.</li> <li>■ Netzschalter in Schalterstellung [0] bringen.</li> <li>■ Mindestens 10 Sekunden warten.</li> <li>■ Rotor von Hand kräftig drehen.</li> <li>■ Netzschalter in Schalterstellung [//] bringen. Während des Einschaltens muss sich der Rotor drehen.</li> </ul>
IMBALANCE 3*	Rotor ist ungleichmäßig beladen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deckel öffnen.</li> <li>■ Beladung des Rotors prüfen.</li> <li>■ Zentrifugationslauf wiederholen.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 4, 6	Fehler Deckelverriegelung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 8	Fehler Deckelverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deckel öffnen.</li> <li>■ Netzschalter in Schalterstellung [0] bringen.</li> <li>■ Mindestens 10 Sekunden warten.</li> <li>■ Rotor von Hand kräftig drehen.</li> <li>■ Netzschalter in Schalterstellung [//] bringen. Während des Einschaltens muss sich der Rotor drehen.</li> </ul>
N > MAX 5	Überdrehzahl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
N < MIN 13	Unterdrehzahl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
MAINS INTERRUPT 11*	Netzunterbrechung während des Zentrifugationslaufes. Der Zentrifugationslauf wurde nicht beendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deckel öffnen.</li> <li>■ Taste [START/IMPULS] drücken.</li> <li>■ Bei Bedarf: Zentrifugationslauf wiederholen.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 21, 22, 25, 27, 29	Fehler/Defekt Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 23	Fehler/Defekt Bedienteil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
SER I/O-ERROR 30, 31, 33, 36	Fehler/Defekt Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
°C * -ERROR 51-53, 55	Fehler/Defekt Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 60-64, 67, 68, 82-86	Fehler/Defekt Elektronik/Motor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
SYNC-ERROR 90	Fehler/Defekt Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 91, 92	Fehler/Defekt Unwuchtsensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
KEYBOARD-ERROR	Fehler/Defekt Bedienteil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NETZ-RESET durchführen.</li> </ul>
 Die linke Hälfte der Anzeige leuchtet.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>

### 9.2 NETZ-RESET durchführen

1. ⤴ Netzschalter in Schalterstellung [0] bringen.
2. ⤴ 10 Sekunden warten.
3. ⤴ Netzschalter in Schalterstellung [I] bringen.

### 9.3 Notentriegelung

Bei einem Stromausfall kann der Deckel nicht motorisch entriegelt werden. Eine Notentriegelung von Hand muss durchgeführt werden.



#### ! WARNUNG

Stromschlaggefahr durch Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an unter Strom stehendem Gerät.

- Gerät vor Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten vom Netz trennen.



#### ! WARNUNG

Schnitt- und Quetschgefahr durch sich bewegenden Rotor.

- Deckel erst öffnen, wenn der Rotor still steht.


#### Personal:

- Geschulter Benutzer

1. ⤴ Durch das Fenster im Deckel schauen, um sich zu vergewissern, dass der Rotor stillsteht.
2. ⤴ Sechskant-Schlüssel waagrecht in die Bohrung (1) einführen und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Deckel öffnet.
3. ⤴ Sechskant-Stiftschlüssel aus der Bohrung (1) entfernen.
4. ⤴ Wenn der Strom wieder vorhanden ist, prüfen, ob die linke Seite der Taste [STOP/OPEN] blinkt.

Abb. 18: Notentriegelung

1 Bohrung

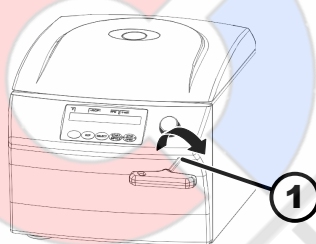

Wenn die linke Seite der Taste [STOP/OPEN] blinkt, die Taste [STOP/OPEN] drücken, dass die motorische Deckelverriegelung wieder die Grundstellung (geöffnet) einnimmt.

### 9.4 Netzeingangssicherung tauschen



#### ! WARNUNG

Stromschlaggefahr durch Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an unter Strom stehendem Gerät.

- Gerät vor Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten vom Netz trennen.

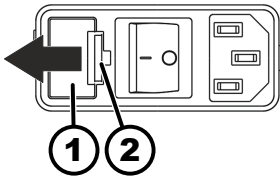


Abb. 19: Netzeingangssicherung

- 1 Sicherungshalter
- 2 Schnappverschluss

**Personal:**

- Geschulter Benutzer

Die Netzsicherungen befinden sich neben dem Netzschalter.

Netzschalter befindet sich in Schalterstellung [O]

1. Netzkabel aus dem Gerätestecker ziehen.
2. Schnappverschluss (2) gegen den Sicherungshalter (1) drücken und diesen herausziehen.
3. Defekte Netzeingangssicherungen tauschen.  
Nur Sicherungen mit dem, für den Typ, festgelegten Nennwert verwenden, siehe nachfolgende Tabelle.
4. Sicherungshalter (1) einschieben bis der Schnappverschluss einrastet.
5. Gerät wieder ans Netz anschließen.

Modell	Typ	Sicherung	Best.-Nr.
MIKRO 200	2400	T 3,15 AH/250 V	E997
MIKRO 200	2400-01	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405, 2405-07	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405-01	T 8 AH/250 V	E738

## 10 Entsorgung

### 10.1 Allgemeine Hinweise



**Das Gerät kann über den Hersteller entsorgt werden.**

Für eine Rücksendung muss immer ein Rücksendeformular (RMA) angefordert werden.

Bei Bedarf den technischen Service des Herstellers kontaktieren.

- **Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tuttlingen, Germany
- Telefon: +49 7461 705 1400
- E-Mail: [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)



#### ! WARNUNG

**Verschmutzungs- und Kontaminationsgefahr für Mensch und Umwelt**

Bei der Entsorgung der Zentrifuge können Mensch und Umwelt durch falsche oder unsachgemäße Entsorgung verschmutzt oder kontaminiert werden.

- Demontage und Entsorgung darf nur durch eine geschulte und autorisierte Servicefachkraft durchgeführt werden.

Das Gerät ist für den gewerblichen Bereich ("Business to Business" - B2B) vorgesehen.



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU dürfen die Geräte nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Geräte sind nach der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) zu den folgenden Gruppen zugeordnet:

- Gruppe 1 (Wärmeüberträger)
- Gruppe 5 (Kleingeräte)

Mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne wird darauf hingewiesen, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Entsorgungsvorschriften der einzelnen Länder können unterschiedlich sein. Im Bedarfsfall an den Lieferanten wenden.



Abb. 20: Hausmüllverbot

## 11 Index

<b>A</b>		<b>P</b>	
Akustisches Signal		Personalqualifikationen. . . . .	6
aktivieren/deaktivieren. . . . .	31	Personalunterweisung. . . . .	7
Allgemeine Sicherheitshinweise. . . . .	7	Persönliche Schutzausrüstung. . . . .	6
Anschließen der Zentrifuge. . . . .	20	<b>Pflege</b>	
Aufstellen der Zentrifuge. . . . .	20	Intervalle. . . . .	31
Auspacken. . . . .	18	<b>Programm</b>	
Ausschalten. . . . .	21	ändern. . . . .	28
Autoklavieren. . . . .	34	aufrufen. . . . .	28
		eingeben. . . . .	28
		laden. . . . .	28
		Schreibschutz. . . . .	28
<b>B</b>		<b>Q</b>	
Befüllen. . . . .	23	Qualifikation des Personals. . . . .	6
Beladen. . . . .	23	<b>R</b>	
Betriebsstunden		Reinigung. . . . .	33
abfragen. . . . .	31	Reinigung und Desinfektion	
Bio-Sicherheitssystem		Hinweise. . . . .	32
prüfen. . . . .	34	Relative Zentrifugalbeschleunigung	
reinigen. . . . .	33	RCF. . . . .	27
<b>D</b>		<b>Rotor</b>	
Dauerlauf. . . . .	25	ausbauen. . . . .	22
Deckel		beladen. . . . .	24
öffnen. . . . .	22	einbauen. . . . .	22
schließen. . . . .	22	<b>Rücksendung. . . . .</b>	16
Desinfektion. . . . .	33	<b>S</b>	
<b>E</b>		Schilder	
Einschalten. . . . .	21	am Gerät. . . . .	13
Entsorgung. . . . .	38	auf der Verpackung. . . . .	13
Ersatzteile. . . . .	16	<b>Schleuderraum</b>	
<b>F</b>		prüfen. . . . .	35
Fehlermeldungen. . . . .	35	<b>Schutzausrüstung. . . . .</b>	6
<b>G</b>		Sicherheitshinweise. . . . .	7
Gerät		Störungsbehebung. . . . .	35
desinfizieren. . . . .	33	Symbole. . . . .	5
reinigen. . . . .	33	<b>Systeminformationen</b>	
Gummidichtung		abfragen. . . . .	30
fetten. . . . .	34	<b>T</b>	
<b>K</b>		Transportbedingung. . . . .	16
Kurzzeitzentrifugation. . . . .	26	Transportsicherung	
<b>L</b>		befestigen. . . . .	17
Lagerbedingungen. . . . .	17	entfernen. . . . .	19
Lieferumfang. . . . .	16	Trouble shooting. . . . .	35
<b>M</b>		Typenschild. . . . .	12
Motorwelle		<b>V</b>	
fetten. . . . .	35	Verantwortung des Betreibers. . . . .	7
<b>N</b>		Vorgesehene Zweckbestimmung. . . . .	5
NETZ-RESET. . . . .	37	Vorhersehbare Fehlanwendung. . . . .	6
Nicht vorgesehene Zweckbestimmung. . . . .	6	<b>W</b>	
<b>O</b>		Wartung. . . . .	34
Originalersatzteile. . . . .	16	Intervalle. . . . .	31

**Z**

Zentrifugation	
im Dauerlauf. . . . .	25
mit höherer Stoffdichte. . . . .	27
mit Zeitvorwahl. . . . .	26
Zentrifugationsläufe	
abfragen. . . . .	31
Zentrifugiergefäße	
tauschen. . . . .	35
Zubehör. . . . .	16
desinfizieren. . . . .	34
mit begrenzter Verwendungsdauer. . . . .	35
prüfen. . . . .	34
reinigen. . . . .	33





# Operating instructions

MIKRO 200 / 200 R



Translation of the original operating instructions

©2022 – All rights reserved

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstrasse 12

D-78532 Tuttlingen, Germany

Telephone: +49 (0)7461 705-0

Fax: +49 (0)7461 705-1125

Email: [info@hettichlab.com](mailto:info@hettichlab.com), [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)

Internet: [www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)



## Table of contents

<b>1</b>	<b>About this document.</b>	<b>5</b>
1.1	Use of this document.	5
1.2	Gender reference.	5
1.3	Symbols and labels in this document.	5
<b>2</b>	<b>Safety.</b>	<b>5</b>
2.1	Intended use.	5
2.2	Personnel requirements.	6
2.3	Operator's responsibility.	7
2.4	Safety instructions.	7
<b>3</b>	<b>Device overview.</b>	<b>9</b>
3.1	Technical data.	9
3.2	European registration.	12
3.3	Important labels on the packaging.	13
3.4	Important labels on the device.	13
3.5	Operating and indicator elements.	14
3.5.1	Control.	14
3.5.2	Indicator elements.	15
3.5.3	Controls.	15
3.6	Original spare parts.	15
3.7	Scope of delivery.	16
3.8	Returns.	16
<b>4</b>	<b>Transport and storage.</b>	<b>16</b>
4.1	Transport and storage conditions.	16
4.2	Fastening the transport lock.	17
<b>5</b>	<b>Commissioning.</b>	<b>18</b>
5.1	Unpacking the centrifuge.	18
5.2	Removing the transport lock.	18
5.3	Setting up and connecting the centrifuge.	19
5.4	Switching the centrifuge on and off.	21
<b>6</b>	<b>Operation</b>	<b>21</b>
6.1	Opening and closing the lid.	21
6.2	Removing and installing the rotor.	22
6.3	Loading.	23
6.4	Opening and closing the biosafety system.	24
6.4.1	Explanation.	24
6.4.2	Lid with screw cap without hole.	25
6.5	Centrifugation.	25
6.5.1	Centrifugation in continuous operation.	25
6.5.2	Centrifugation with time preselection.	25
6.5.3	Short-time centrifugation.	26
6.6	Quick stop function.	26

<b>7</b>	<b>Software operation</b>	<b>26</b>
7.1	Centrifugation parameters	26
7.1.1	Relative centrifugal force, RCF	26
7.1.2	Centrifugation of substances or mixtures of substances with a density higher than 1.2 kg/dm <sup>3</sup>	27
7.2	Programming	27
7.2.1	Write protection for programs	27
7.2.2	Opening or loading programs	28
7.2.3	Entering or changing programs	28
7.3	Cooling (for centrifuges with cooling)	28
7.3.1	Instructions, cooling	28
7.3.2	Standby cooling	28
7.3.3	Precooling the rotor	29
7.4	Machine Menu	29
7.4.1	Querying system information	29
7.4.2	Querying operating hours	30
7.4.3	Audible signal	30
7.4.3.1	General	30
7.4.3.2	Setting an audible signal	30
<b>8</b>	<b>Cleaning and care</b>	<b>31</b>
8.1	Overview table	31
8.2	Instructions for cleaning and disinfection	31
8.3	Cleaning	32
8.4	Disinfection	32
8.5	Maintenance	33
<b>9</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>34</b>
9.1	Fault description	34
9.2	Performing a MAINS RESET	36
9.3	Emergency release	36
9.4	Replacing the mains input fuse	36
<b>10</b>	<b>Disposal</b>	<b>37</b>
10.1	General instructions	37
<b>11</b>	<b>Index</b>	<b>39</b>



## 1 About this document

### 1.1 Use of this document

- Read this document carefully and in full before commencing initial operation of the device.  
Observe other enclosed instruction sheets where necessary.
- This document constitutes part of the device and must be kept within easy reach.
- This document must be included if the device is passed on to a third party.
- The most recently updated version of this document in the available languages can be found on the manufacturer's website at: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Gender reference

The employed masculine or feminine language form is to facilitate reading. In the spirit of equal treatment, corresponding terms apply in principle to all genders and do not imply any valuation.

### 1.3 Symbols and labels in this document

#### General symbols

The following markers are used in this document to highlight instructions, results, listings, references and other elements:

Marker	Explanation
1. ➔ 2. ➔ 3. ➔ ... ➔	Step-by-step instructions
➔	Results of action steps
➔	References to sections of the document and other applicable documents
■ ... ■ ...	Listings without a fixed order
[Buttons]	Controls (for example: buttons, switches)
'Indicator'	Indicator elements (for example: signal lights, screen elements)

## 2 Safety

### 2.1 Intended use

#### Intended use

The centrifuge **MIKRO 200 / 200 R** is an in vitro diagnostic medical device in accordance with the In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (EU) 2017/746. The device is used for centrifugation as well as enrichment of sample material of human origin for subsequent further processing for diagnostic purposes. The user can set each of the variable physical parameters within the limits set by the device.

The centrifuge may only be used by qualified personnel in closed laboratories. The centrifuge is only intended for the use referred to above. Intended use also includes observing all instructions in the user manual and compliance with inspection and maintenance. Any other use or use beyond this is considered improper. Andreas Hettich GmbH & Co. KG shall not be liable for any damage arising from this.

### Non-intended use

- The centrifuge is not suitable for use in explosive or radioactive, or biologically or chemically-contaminated atmospheres.
- The user must take appropriate actions when centrifuging hazardous substances or mixtures of substances that are toxic, radioactive or contaminated with pathogenic microorganisms.  
The manufacturer generally recommends using only centrifuge tubes with special screw caps designed for use with hazardous substances. Use sealable centrifuge tubes with a biosafety system for materials of risk groups 3 and 4.
- The manufacturer does not recommend centrifugation of flammable or explosive materials.
- The manufacturer does not recommend centrifugation of materials that react chemically with one another with high activation energy.

### Foreseeable misuse

The manufacturer recommends using only accessories approved that it has approved for the intended purpose.

Only operate the centrifuge under supervision.

## 2.2 Personnel requirements

### Required qualifications

The user has read the Operating Manual in full and familiarised themselves with the device.



#### NOTICE

##### Damage to the device by unauthorised personnel

- Tampering with and modifications to devices by unauthorised persons are at the operating organisation's own risk and will result in the loss of all warranty and liability claims.

### Trained user

The user has been educated and trained in laboratory work and is able to carry out the work assigned to them, and to recognise and prevent potential hazards independently.

### Personal protective equipment

Lack of personal protective equipment or unsuitable personal protective equipment increases the risk of impaired health and injury.

- Only use personal protective equipment that is in proper condition.
- Only use personal protective equipment that is adapted to the person (correct size, for example).
- Observe instructions on other protective equipment for specific activities.

## 2.3 Operator's responsibility



*Follow the instructions in this document for proper and safe use of the device.*

*Keep the user manual for future reference.*

### Provide information

- Following the instructions in this document will help:
  - To avoid dangerous situations.
  - To minimise repair costs and downtime.
  - To increase the reliability and service life of the device.
- The operator is responsible for compliance with company regulations, standards and national laws.
- Note and keep the revision of the document separate from the document. If lost, the document can be replaced in the correct revision.
- Keep the user manual available at the place where the device is used.
- Pass the user manual on to the buyer when the device is sold.

### Personnel training

Lack of knowledge when working with the device may result in serious injury or death.

- Instruct personnel on their tasks and the associated risks in accordance with the instruction.

## 2.4 Safety instructions



### **Reporting serious incidents and notifiable incidents**

*In the event of serious incidents or notifiable incidents involving the device or its accessories, these must be reported to the manufacturer and, where applicable, to the competent authority where the user and/or the patient is registered.*



### **DANGER**

**Risk of contamination for the user due to inadequate cleaning or failure to observe the cleaning instructions.**

- Observe cleaning instructions.
- Wear personal protective equipment when cleaning the device.
- Observe laboratory regulations (e.g. TRBAs, the German Protection against Infection Act, hygiene plan) for handling biological agents.



### **DANGER**

**Fire and explosion hazard due to hazardous substances in samples.**

- Observe relevant regulations and directives for handling chemicals and hazardous substances.
- Do not use aggressive chemicals (for example: dangerous, corrosive extraction agents such as chloroform, strong acids).

**WARNING**

**Dangers due to insufficient maintenance or maintenance not carried out on time.**

- Follow maintenance intervals.
- Check the device for visible damage or defects.  
If any visible damage or defects are present, take the device out of service and inform a service technician.

**! WARNING**

**Risk of electric shock due to ingress of water or other liquids.**

- Protect the device against external liquids.
- Do not pour any liquids into the interior of the device.
- Transport using original transport packaging.

**! WARNING**

**Contamination with hazardous substances and substance mixtures!**

Observe the following actions for substances and substance mixtures that are toxic, radioactive and/or contaminated with pathogenic microorganisms:

- As a rule, use only centrifuge tubes with special screw caps for hazardous substances.
- Use sealable centrifuge tubes with a biosafety system for materials of risk groups 3 and 4.
- If no biosafety system is used, the device is not micro-biologically tight in the sense of standard EN / IEC 61010-2-020.
- Contact the manufacturer if necessary.

**WARNING**

**Risk of injury and damage to the device due to a loose rotor.**

- The driver of the rotor shaft must be correctly seated in the groove of the rotor when mounting the rotor.
- Hand-tighten the nut securing the rotor.
- Check that the rotor is firmly seated.
- Follow maintenance intervals.

**CAUTION**

**Risk of injury due to rotating rotor**

Long hair and items of clothing can get caught on the rotor if the rotor is moved manually.

- Tie long hair back.
- Do not allow garments to hang in the centrifuging chamber.


**NOTICE**

Damage to the device electronics due to incorrect voltage or frequency at the device circuit breaker.

- Operate the device with the correct mains voltage and mains frequency.  
The value can be found in the technical data and on the rating plate.


**NOTICE**

Damage to the device and samples due to premature program termination.

Premature program termination is caused by power failure, switching off during the program or pulling out the mains plug.

- Do not switch off the device while the program is running.
- Do not trigger the emergency release on the device while the program is running.
- Do not pull out the mains plug while the program is running.

### 3 Device overview

#### 3.1 Technical data

Manufacturer	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Model	MIKRO 200	
Type	2400	2400-01
Mains voltage ( $\pm 10\%$ )	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Mains frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
power consumption	240 VA	270 VA
Power consumption	1.2 A	2.7 A
max. capacity	30 x 2.0 ml	
max. permissible density	1.2 kg/dm <sup>3</sup>	
max. speed (RPM)	15000	
max. acceleration (RCF)	21382	
max. kinetic energy	5800 Nm	
Obligation to perform checks (DGUV Rules 100-500) (valid only in Germany)	No	

Ambient conditions (EN / IEC 61010-1):			
Installation site	indoors only		
Altitude	up to 2000 m above sea level		
Ambient temperature	2 °C to 40 °C		
Humidity	maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31 °C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40 °C.		
Overvoltage category (IEC 60364-4-443)	II		
Pollution level	2		
Device protection class	I not suitable for use in potentially explosive atmospheres.		
EMC:			
Emitted EM interference, EM interference immunity	EN / IEC 61326-1 Class B	FCC Class B	
Noise level (rotor-dependent)	≤58 dB(A)		
Dimensions:			
Width	275 mm		
Depth	344 mm		
Altitude	260 mm		
Weight	approx. 11.5 kg		
Manufacturer	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Model	MIKRO 200 R		
Type	2405	2405-07	2405-01
Mains voltage (±10%)	200-240 V 1~	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Mains frequency	50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
power consumption	450 VA	2450 VA	630 VA
Power consumption	1.9 A	2.0 A	5.0 A
Refrigerant	R134a		
max. capacity	30 x 2.0 ml		
max. permissible density	1.2 kg/dm <sup>3</sup>		

max. speed (RPM)	15000	
max. acceleration (RCF)	21382	
max. kinetic energy	5800 Nm	
Obligation to perform checks (DGUV Rules 100-500) (valid only in Germany)	No	
<b>Ambient conditions (EN / IEC 61010-1):</b>		
Installation site	indoors only	
Altitude	up to 2000 m above sea level	
Ambient temperature	5 °C to 35 °C	
Humidity	maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31 °C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40 °C.	
IP ratings	IP 20	
Overvoltage category (IEC 60364-4-443)	II	
Pollution level	2	
Device protection class	I not suitable for use in potentially explosive atmospheres.	
<b>EMC:</b>		
Emitted EM interference, EM interference immunity	EN / IEC 61326-1, Class B	FCC Class B
Noise level (rotor-dependent)	≤53 dB(A)	≤54 dB(A)
<b>Dimensions:</b>		
Width	281 mm	
Depth	553 mm	
Altitude	260 mm	
Weight	approx. 28 kg	

Rating plate

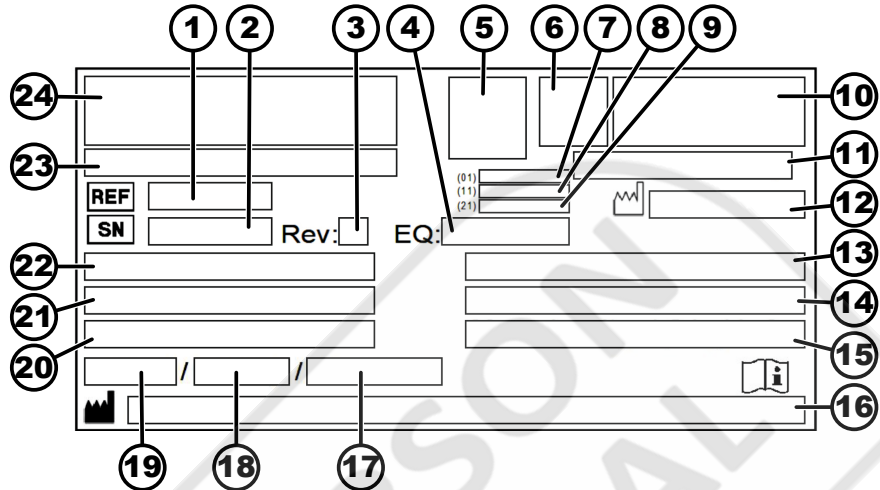


Fig. 1: Rating plate

- 1 Item number
- 2 Serial number
- 3 Revision
- 4 Equipment number
- 5 Data matrix code
- 6 any labelling indicating whether medical device or in vitro diagnostic medical device
- 7 Global Trade Item Number (GTIN)
- 8 Date of manufacture
- 9 Serial number
- 10 any EAC mark, CE mark
- 11 Country of manufacture
- 12 Date of manufacture
- 13 Mains frequency
- 14 Maximum kinetic energy
- 15 Maximum permissible density
- 16 Manufacturer's address
- 17 any Coolant circuit pressure
- 18 any Coolant capacity
- 19 any Coolant type
- 20 Revs per minute
- 21 Performance values
- 22 Mains voltage
- 23 any Device designation
- 24 Manufacturer's logo

### 3.2 European registration

Device conformity

Device conformity according to EU directives.



Single Registration Number

SRN: DE-MF-000010680




## Basic-UDI-DI

Basic-UDI-DI	Device assignment
040506740100109K	MIKRO 200 / 200 R (in vitro diagnostic medical device)

### 3.3 Important labels on the packaging


**TOP**


This is the correct upright position of the shipping container for transport and/or storage.

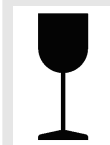
**FRAGILE GOODS**

The contents of the shipping container are fragile, so it must be handled with care.


**PROTECT FROM MOISTURE**

The shipping container must not be exposed to rain and kept in a dry environment.

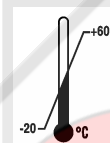
**TEMPERATURE LIMITATION**

The shipping container must be stored, transported and handled within the indicated temperature range (-20 °C to +60 °C).


**HUMIDITY LIMITATION**

The shipping container must be stored, transported and handled within the indicated humidity range (10% to 80%).


**STACK LIMITATION BASED ON QUANTITY**

Maximum number of identical packages that may be stacked on the lowest package, "n" standing for the number of packages allowed. The lowest package is not included in "n".

### 3.4 Important labels on the device



*The signs on the device must not be removed or covered, or have anything pasted over them.*

	<p>Attention, general danger area. Ensure you read the instructions for commissioning and operation and observe the safety instructions before using the device.</p>
	<p>Biohazard warning.</p>
	<p>Direction of rotation of the rotor. The orientation of the arrow indicates the rotor's direction of rotation.</p>
	<p>Symbol for the separate collection of electrical and electronic equipment, in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE). Use in European Union countries, Norway and Switzerland.</p>

### 3.5 Operating and indicator elements

#### 3.5.1 Control

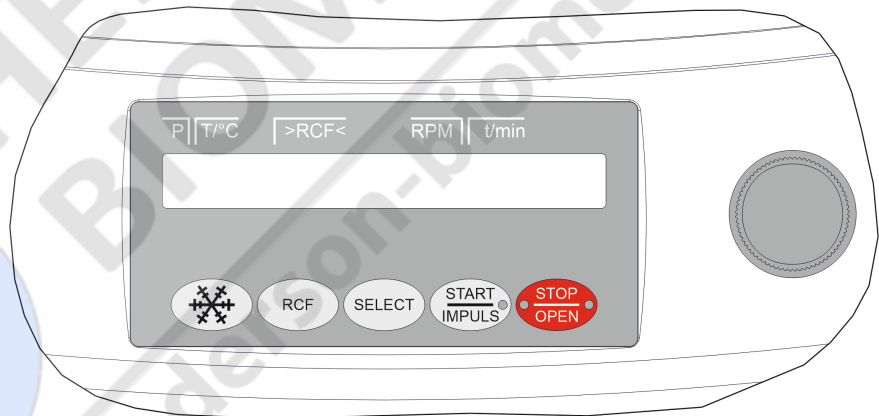


Fig. 2: Control (device with cooling)

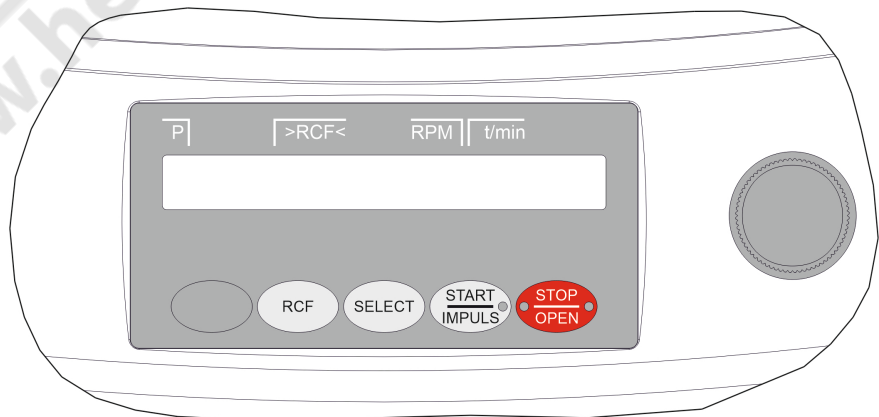


Fig. 3: Control (device without cooling)

## 3.5.2 Indicator elements



Fig. 4: [START/IMPULS] button

- The button lights up during the centrifugation run for as long as the rotor is not yet at a standstill.



Fig. 5: [STOP/OPEN] button

- The right side of the button lights up when the centrifuge is in ramp-down. The rotor has not yet stopped.
- The left side of the button lights up when the rotor is stationary.
- The light on the left side of the button goes out when the lid is unlocked.

## 3.5.3 Controls



Fig. 6: [Rotary knob]

- Setting the individual parameters. Turning anticlockwise decreases the value. Turning clockwise increases the value.



Fig. 7: [Mains switch]

- Switch the device on and off.



Fig. 8: [Cooling] button

- Start the centrifugation run to pre-cool the rotor (only for centrifuges with cooling).
- The precooling speed is adjustable. The default value is 10,000 RPM.



Fig. 9: [RCF] button

- Toggle between RCF indicator and RPM indicator.
- Relative centrifugal force, RCF. The RCF is displayed in brackets } {.
- Speed, RPM.



Fig. 10: [SELECT] button

- Selecting the individual parameters.
- Scroll forward in the menus.



Fig. 11: [START/IMPULSE] button

- Start centrifugation run.
- Short-time centrifugation. The centrifugation run takes place as long as the button is being pressed.
- Save entries and changes.



Fig. 12: [STOP/OPEN] button

- End the centrifugation run. The rotor coasts to a stop with the preselected ramp-down parameter.
- Pressing the button twice triggers the quick stop function.
- Unlock the lid.
- Exit parameter input and the menus.

## 3.6 Original spare parts

Use only original spare parts from the manufacturer and approved accessories.

### 3.7 Scope of delivery

The following accessories are supplied with the centrifuge:

- 1 hex key (SW5 x 100)
- 1 right-angled hex key (2.5 mm)
- 2 Fuse link
  
- 1 power cable
- 1 user manual
- 1 instruction sheet, transport lock

Rotors and the corresponding accessories are supplied depending on the order.

### 3.8 Returns

An original Return Material Authorisation (RMA) form from the manufacturer must always be requested for a return. Secure and reliable acceptance and booking in of the goods with the manufacturer is not possible without an original RMA form from the manufacturer. The Return Material Authorisation (RMA) form contains a Declaration of No Objection (UBE), which must be completed in full and enclosed with the return.

If the device and/or accessories are returned to the manufacturer, the complete return shipment must be cleaned and decontaminated by the sender. If returns are not cleaned and/or decontaminated or are insufficiently cleaned and/or decontaminated, this will be performed by the manufacturer and charged to the sender.

The original transport locks must be attached for return shipment, see → *Chapter 4 'Transport and storage' on page 16*. The device must be shipped in its original packaging.

## 4 Transport and storage

### 4.1 Transport and storage conditions

#### Transport conditions



#### NOTICE

**Damage to the device due to failure to use the transport locks.**

- Secure the transport locks before transporting the device.



#### NOTICE

**Damage to the device due to condensation.**

There is a risk of condensation forming on electrical components when component surfaces are cold and the surrounding air is warmer. The condensation that forms may cause a short circuit and/or destroy electronics.

- Warm the device up for at least 3 hours in a warm room before connecting it to the mains.  
or
- Warm up for 30 minutes in a cold room.

- Before transporting, fasten the transport lock and disconnect the device from the mains socket.
- The transport temperature must be between -20 °C and +60 °C.
- Humidity must not be condensing. Humidity must be between 10% and 80%.
- Be aware of the weight of the device.
- When transporting using a transport aid (e.g., a pallet truck), the transport aid must be able to carry at least 1.6 times the transport weight of the device.
- Secure the device to prevent it tipping over and falling down during transport.
- Never transport the device sideways or upside down.

### Storage conditions

- The device must be stored in the original packaging.
- Only store the device in dry rooms.
- The storage temperature must be between -20 °C and +60 °C.
- Humidity must not be condensing. Humidity must be between 10% and 80%.

### 4.2 Fastening the transport lock

#### Personnel:

- Trained user

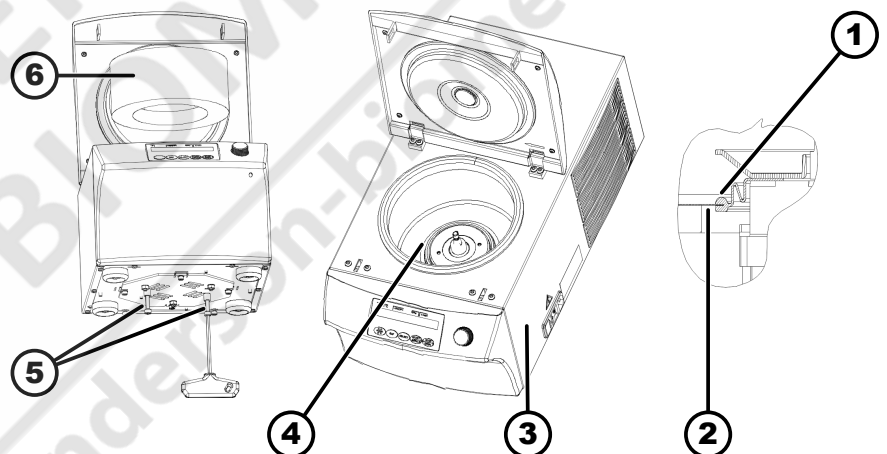


Fig. 13: Transport lock

- 1 Bellows
- 2 Edge of the centrifuging chamber
- 3 Right side of device
- 4 Motor cover
- 5 Screws and spacer sleeves
- 6 Foam cylinder

1. → Open the lid.

2. → For MIKRO 200 R:

Check the bellows (1) under the motor cover (4) for correct seating:  
The edge of the centrifuging chamber (2) must be in the groove of the bellows.

3. → Insert the foam cylinder (6).

4. → Close the lid.

5. → Lay the device down onto its right-hand side (3).

6. → Screw in 2 screws with 2 spacer sleeves (5).

## 5 Commissioning

### 5.1 Unpacking the centrifuge



#### CAUTION

Danger of crushing due to parts falling out of the transport packaging.

- Keep the device balanced during the unpacking process.
- Only open the packaging at the points provided for this purpose.



#### CAUTION

Risk of injury from lifting heavy loads.

- Provide an adequate number of helpers.
- Note the weight. See → *Chapter 3.1 'Technical data' on page 9.*



#### NOTICE

Damage to the device due to improper lifting.

- Do not lift the centrifuge by the control panel or the control panel holder.

#### Personnel:

- Trained user

1. → If present: Remove the packaging tapes.
2. → Lift the box up and remove the padding.
3. → Remove the accessories and store them safely.
4. → Place the device on a stable and level surface.

### 5.2 Removing the transport lock

#### Personnel:

- Trained user

The lid is closed.

1. → Lay the device down onto its right-hand side (3).

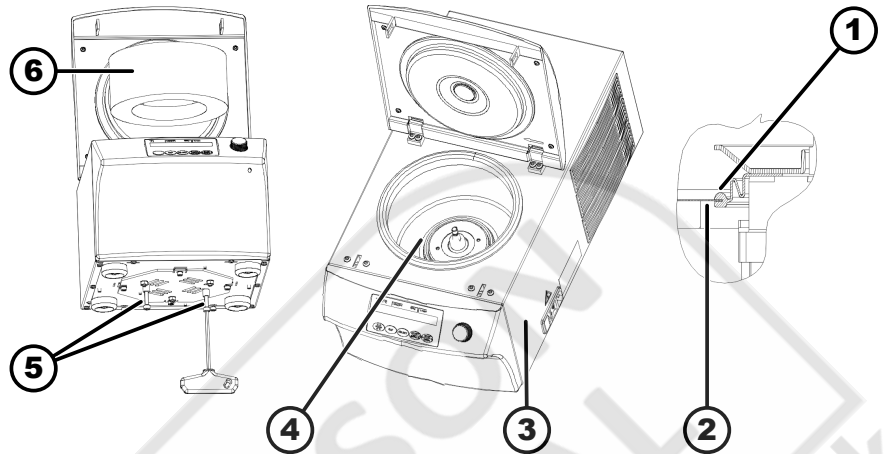


Fig. 14: Transport lock

- 1 Bellows
- 2 Edge of the centrifuging chamber
- 3 Right side of device
- 4 Motor cover
- 5 Screws and spacer sleeves
- 6 Foam cylinder

2. ➤ Remove 2 screws and 2 spacer sleeves (5).

3. ➤ Keep the screws and spacer sleeves in a safe place.

4. ➤ Open the lid.

5. ➤ Remove the foam cylinder (6).

6. ➤ Store the foam cylinder in a safe place.

7. ➤ For MIKRO 200 R:

Check the bellows (1) under the motor cover (4) for correct seating:  
The edge of the centrifuging chamber (2) must be in the groove of the bellows.

## 5.3 Setting up and connecting the centrifuge

### Setting up the centrifuge



#### WARNING

Risk of injury due to failing to maintain a sufficient distance to the centrifuge.

- As per EN / IEC 61010-2-020, no persons, hazardous materials or objects may be present within a **safety zone of 300 mm** around the centrifuge during a centrifugation run.
- A distance of **300 mm** from the ventilation slots and ventilation openings of the centrifuge must be maintained.



#### CAUTION

Risk of crushing and damage to the device due to it falling down because of vibration-induced position alterations.

- Place the device on a stable and level surface.
- Select the installation surface dependent on the weight of the device.

**NOTICE**

Damage to the samples and the device if the ambient temperature exceeds or falls below the respective maximum/minimum permissible ambient temperature.

- Comply with the maximum and minimum permissible ambient temperatures for installation of the device.
- Do not place the device next to a heat source.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- Do not expose the device to frost.

**Personnel:**

- Trained user

1. Place the device on a stable and level surface.
2. Maintain a distance of 300 mm around the device.
3. Comply with the ambient conditions in the technical data (→ *Chapter 3.1 'Technical data' on page 9*).

**Connecting the centrifuge****NOTICE**

Damage to the device by unauthorised personnel

- Tampering with and modifications to devices by unauthorised persons are at the operating organisation's own risk and will result in the loss of all warranty and liability claims.

**NOTICE**

Damage to the device due to condensation.

There is a risk of condensation forming on electrical components when component surfaces are cold and the surrounding air is warmer. The condensation that forms may cause a short circuit and/or destroy electronics.

- Warm the device up for at least 3 hours in a warm room before connecting it to the mains.
- or
- Warm up for 30 minutes in a cold room.

**Personnel:**

- Trained user

1. A type B residual current circuit breaker must be used if the device is additionally protected with a residual current circuit breaker in the building installation.

When using a different type, the residual current circuit breaker may either not switch off the unit if there is a fault on the unit, or it may switch off the unit even though there is no fault on the unit.

2. Check whether the mains voltage matches the specification on the rating plate.
3. Connect the device to a standard mains socket using the mains cable.



## 5.4 Switching the centrifuge on and off.

### Switching the centrifuge on

#### Personnel:

- Trained user

→ Set the mains switch to [I].

- The buttons flash, depending on the centrifuge type.

The following indicators appear one after the other, depending on the centrifuge type:

- the centrifuge model and program version
- When the lid is closed: For centrifuges with cooling, 'OPEN OEFFNEN' indicator. The lid opens in centrifuges without cooling.
- When the lid is open: The last centrifugation data used.

### Switching off the centrifuge

The rotor is stationary.

→ Set the mains switch to [0].

## 6 Operation

### 6.1 Opening and closing the lid

#### Opening the lid

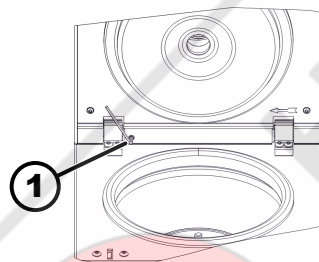


Fig. 15: Lid

1 Adjusting screw

#### Personnel:

- Trained user

The centrifuge is switched on.

The rotor is stationary.

→ Press the [STOP/OPEN] button.

- The lid unlocks by means of a motor.

Open the lid.

The lid opens automatically approx. 45°.

To change the opening angle, turn the adjusting screw (1) using the hex key supplied.

- Turning clockwise: Lid opens less.
- Turning anticlockwise: Lid opens more.

#### Closing the lid



#### CAUTION

##### Crushing hazard when closing the lid.

Danger of fingers getting crushed when the closing motor pulls the lid against the seal.

- No parts of the operator's body should be in the hazard zone of the lid when closing the lid.
- To close the lid, press on the lid from above.



#### NOTICE

##### Damage to the device caused by the lid slamming.

- Close the lid slowly.
- Do not slam the lid.



When the left side of the [STOP/OPEN] button flashes, press the [STOP/OPEN] button so that the motorised lid lock assumes the home position (open).


**Personnel:**

- Trained user

- Close the lid and press the front edge of the lid down gently.
    - ➔ The lid locks using a motor.
- The left side of the [STOP/OPEN] button lights up.

## 6.2 Removing and installing the rotor

### Removing the rotor

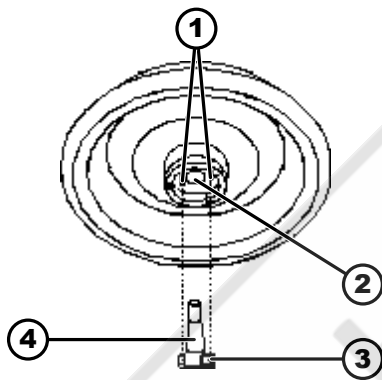

**Personnel:**

- Trained user

1. → Open the lid.
2. → Loosen the rotor clamping nut using the supplied spanner.
  - ➔ After passing the working point for lifting the rotor, the rotor detaches from the cone of the motor shaft (4).
3. → Turn the clamping nut until the rotor can be lifted off the motor shaft.
4. → Remove the rotor.

Fig. 16: Rotor installation and removal

- 1 Driver pins
- 2 Rotor hole
- 3 Driver
- 4 Motor shaft

### Installing the rotor

**Personnel:**

- Trained user

The lid is open.

1. → Clean the motor shaft (4) and rotor hole (2).
2. → Lightly grease the motor shaft (4), see ➔ Chapter 8.2 'Instructions for cleaning and disinfection' on page 31.
3. → Place the rotor vertically on the motor shaft (4).
 

The two driver pins (1) on the underside of the rotor must not rest on the driver (3) when screwing in the rotor.
4. → Hand-tighten the rotor clamping nut using the supplied spanner.
5. → Check that the rotor is firmly seated.

## 6.3 Loading

### Filling centrifuge tubes



#### WARNING

##### Risk of injury from contaminated sample material.

Contaminated sample material escapes from the sample tube during centrifugation.

- Use centrifuge tubes with special screw caps for hazardous substances.
- For risk group 3 and 4 materials, use a biosafety system in addition to the sealable centrifuge tubes (see WHO's 'Laboratory Biosafety Manual').



#### NOTICE

##### Damage to the device due to highly corrosive substances.

Highly corrosive substances may impair the mechanical strength of rotors, buckets and accessories.

- Do not centrifuge highly corrosive substances.



*Standard glass centrifuge tubes can be loaded up to RCF 4000 (DIN 58970 part 2).*

#### Personnel:

- Trained user

→ Fill centrifuge tubes outside the centrifuge.

The maximum capacity of the centrifuge tubes specified by the manufacturer must not be exceeded.


With angle rotors, the centrifuge tubes must only be filled to the extent that no liquid can be ejected from the tubes during the centrifugation run.

It must be ensured that there is a uniform fill level in the tubes in order to keep the weight differences in the centrifuge tubes as low as possible.

### Loading the angle rotors

#### Personnel:

- Trained user

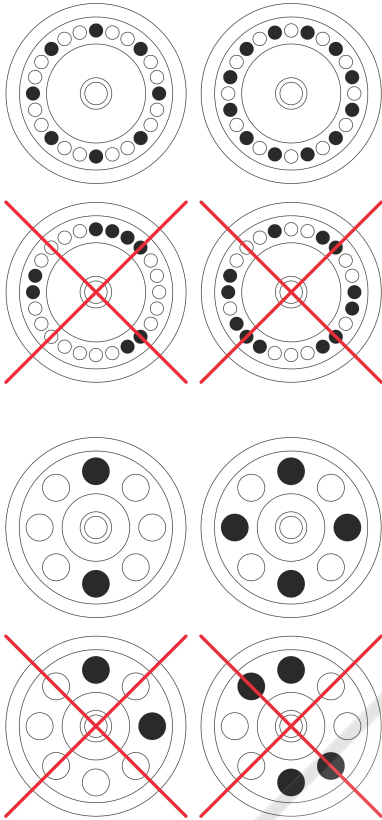

1. → Check that the rotor is firmly seated.
2. → The centrifuge tubes must be distributed evenly over all locations on the rotor.

No liquid must be allowed to enter the rotor and the centrifuging chamber when loading the rotor.

With rotors, the centrifuge tubes must only be filled to the extent that no liquid can be ejected from the tubes during the centrifugation run.

The weight of the permissible filling capacity is indicated on each rotor. The weight must not be exceeded.

## 6.4 Opening and closing the biosafety system

### 6.4.1 Explanation

The user must take appropriate actions when centrifuging hazardous substances or mixtures of substances that are toxic, radioactive or contaminated with pathogenic microorganisms.

Centrifuge tubes with special screw caps for hazardous substances must always be used.

For materials of risk group 3 and 4, a biosafety system must be used in addition to the sealable centrifuge tubes (see the World Health Organisation's "Laboratory Biosafety Manual").

In a biosafety system, a bioseal (sealing ring) prevents droplets and aerosols from escaping.

If the bucket of a biosafety system is used without the lid, the sealing ring must be removed from the bucket to prevent damage to the sealing ring during the centrifugation run.

Damaged biosafety systems are no longer microbiologically tight.

If no biosafety system is used, a centrifuge is not microbiologically tight in the sense of the EN / IEC 61010-2-020 standard.

#### Storage of biosafety systems

Biosafety systems must only be stored with the lid open to avoid damage to the sealing rings during storage.

## 6.4.2 Lid with screw cap without hole

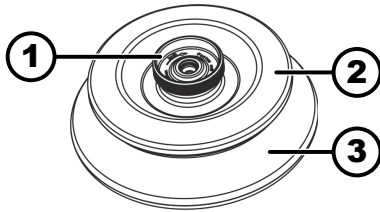


Fig. 17: Biosafety system

- 1 Rotary handle
- 2 Lid
- 3 Rotor

### Closing

1. Place the lid (2) centrally on the rotor (3).
2. Turn the lid (2) at the rotary handle (1) clockwise until it is tightly closed.

### Opening

1. Turn the lid (2) at the rotary handle (1) anticlockwise until it is open.
2. Remove the lid (2) from the rotor (3).

## 6.5 Centrifugation

### 6.5.1 Centrifugation in continuous operation

#### Personnel:

- Trained user

1. Set minutes and seconds at '∞' or retrieve a continuously running program.
2. Press the *[START/IMPULS]* button.

- The centrifugation run is started.

The *[START/IMPULSE]* button lights up during the centrifugation run.

The timing starts at '00:00'.

The rotor speed or the RCF value, the temperature in the centrifuging chamber (only for centrifuges with cooling) and the elapsed time are displayed during the centrifugation run.

3. Press the *[STOP/OPEN]* button to cancel the centrifugation run.

Ramp-down takes place with the set brake level. The brake level is displayed.

An audible signal sounds when the rotor comes to a standstill.

'OPEN' 'OEFFNEN' is displayed.

### 6.5.2 Centrifugation with time preselection

#### Personnel:

- Trained user

1. Set centrifugation parameters or retrieve a program.
2. Press the *[START/IMPULS]* button.

- The centrifugation run is started.

The *[START]* button lights up during the centrifugation run.

The rotor speed or the RCF value, the temperature in the centrifuging chamber (only for centrifuges with cooling) and the remaining time are displayed during the centrifugation run.

3. Ramp-down takes place with the selected brake level after the time has elapsed or if the centrifugation run is cancelled.
  - The brake level is displayed.
  - An audible signal sounds when the rotor comes to a standstill.
  - 'OPEN' 'OEFFNEN' is displayed.
  - The right side of the [STOP/OPEN] button lights up when the centrifuge is in ramp-down.
  - The left side of the [STOP/OPEN] button lights up when the rotor is at a standstill.
  - The light on the [START/IMPULS] button and the right side of the [STOP/OPEN] button go out.

### 6.5.3 Short-time centrifugation

#### Personnel:

- Trained user

1. Press and hold the [START/IMPULS] button.
  - The [START/IMPULS] button lights up during the centrifugation run.
  - Timing starts at 00:00.
  - The rotor speed or the RCF value, the temperature in the centrifuging chamber (only for centrifuges with cooling) and the elapsed time are displayed during the centrifugation run.
2. Release the [START/IMPULS] button to end the centrifugation run.
  - Ramp-down takes place with the set brake level. The brake level is displayed.
  - An audible signal sounds when the rotor comes to a standstill.
  - 'OPEN' 'OEFFNEN' is displayed.

### 6.6 Quick stop function

#### Personnel:

- Trained user

1. Press the [STOP/OPEN] button twice.
  - Ramp-down with brake level "9" (shortest ramp-down time) is displayed and executed.

## 7 Software operation

### 7.1 Centrifugation parameters

#### 7.1.1 Relative centrifugal force, RCF

The relative centrifugal force RCF is dependent on the speed and the centrifuging radius.

The relative centrifugal force RCF is stated as a multiple of the acceleration due to gravity (g).

The relative centrifugal force RCF is a dimensionless numerical value and is used to compare the separation and sedimentation performance.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$\text{RPM} = \sqrt{\frac{\text{RCF}}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Relative Centrifugal Force

RPM = speed

r = centrifuging radius in mm = distance from the centre of the axis of rotation to the bottom of the centrifuge tube.

### 7.1.2 Centrifugation of substances or mixtures of substances with a density higher than 1.2 kg/dm<sup>3</sup>

The density of the substances or mixtures of substances must not exceed 1.2 kg/dm<sup>3</sup> during centrifugation at maximum speed. The speed must be reduced for substances or substance mixtures with a higher density. The permissible speed can be calculated using the following formula:

$$\text{Reduced speed } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{Greater density [kg/dm}^3\text{]}} * \text{maximum speed [RPM]}}$$

For example: Maximum speed 4000 RPM, density 1.6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

If, in exceptional cases, the maximum load indicated on the bucket is exceeded, the speed must also be reduced. The permissible speed can be calculated using the following formula:

$$\text{Reduced speed } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{maximum load [g]}}{\text{actual load [g]}} * \text{maximum speed [RPM]}}$$

For example: Maximum speed 4000 RPM, maximum load 300 g, actual load 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$




Please contact the manufacturer if you are not sure.

## 7.2 Programming

### 7.2.1 Write protection for programs



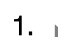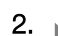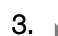


The programs can be protected to prevent unintentional changes.

When the rotor is at a standstill, write protection can be enabled or disabled as follows:







1.  Press and hold the *[SELECT]* button.
  - ➔ 'SOUND/BELL' is displayed after 8 seconds.
2.  Press the *[SELECT]* button.
  - ➔ 'LOCK' is displayed.
3.  Use *[Rotary knob]* to set 'OFF' or 'ON'.
  - OFF = The programs are not write-protected
  - ON = The programs are write-protected

4.  Press the *[START/IMPULS]* button.
  - The setting is stored.
    - If ON is set: *\*\*\* lock \*\*\** is displayed briefly.
    - If OFF is set: *\*\*\* ok \*\*\** is displayed briefly.

## 7.2.2 Opening or loading programs

1.  Use the *[SELECT]* button to select the *'PROG RCL'* parameter.
2.  Use the *[Rotary knob]* to set the desired program location.
3.  Press the *[START/IMPULS]* button.
  - *\*\*\* ok \*\*\** is displayed briefly.
    - The centrifugation data of the desired program location is displayed
4.  To check the parameters: Press the *[SELECT]* button several times.
5.  To exit the parameter indicator: Press the *[OPEN/STOP]* button or do not press any button for 8 seconds.

## 7.2.3 Entering or changing programs

1.  Retrieve program.
2.  If required: Press the *[RCF]* button to toggle between RPM and RCF indicator ('>' '<').
3.  If required: Press the *[SELECT]* button to select the desired parameter and set it with the *[Rotary knob]*.
  - The parameters t/min and t/sec must be set to 0 with the *[Rotary knob]* to set continuous operation. Continuous operation is shown in the indicator with '∞'.
4.  Use the *[SELECT]* button to select the *'PROG STO'* parameter.
5.  Use the *[Rotary knob]* to set the desired program location.
6.  Press the *[START/IMPULS]* button.
  - Settings are stored in the desired program location.
    - \*\*\* ok \*\*\** is displayed briefly.
    - The settings are always stored in program location # if the *[START/IMPULS]* button is pressed without the *'PROG STO'* parameter being selected.

## 7.3 Cooling (for centrifuges with cooling)

### 7.3.1 Instructions, cooling

The temperature setpoint can be adjusted from -10 °C to +40 °C.  
The lowest achievable temperature is rotor dependent.





### 7.3.2 Standby cooling

After a centrifugation run, standby cooling is delayed and the display shows *'Lid unlocked'*.

The delay time is adjustable from 1 to 5 minutes, in 1-minute increments. It is preset to 1 minute.

- The rotor is stationary.
- The lid is open





1.  Press and hold the *[Cooling]* button.
  - 't/min = X' is displayed after 8 seconds.
2.  Use the *[Rotary knob]* to set the delay time.
3.  Press the *[START/IMPULS]* button.
  - The setting is stored.  
'\*\*\* ok \*\*\*' is displayed briefly.
4.  Press the *[STOP/OPEN]* button twice or wait 8 seconds to exit the menu.

### 7.3.3 Precooling the rotor






#### Starting

The rotor is stationary.

1.  Press the *[Cooling]* button.
2.  Press the *[STOP/OPEN]* button.
  - Precooling of the rotor is terminated.  
Ramp-down takes place with the selected brake level.  
The brake level is displayed.

#### Set

The precooling speed is adjustable from 500 RPM up to the maximum rotor speed in increments of 10 RPM. It is preset to 10000 RPM.





- The rotor is stationary.
  - The lid is open.
1.  Press and hold the *[Cooling]* button.
    - 't/min = X' is displayed after 8 seconds.
  2.  Press the *[Cooling]* button.
    - Precooling speed 'RPM = XXXX' is displayed.
  3.  Use the *[Rotary knob]* to set the precooling speed.
  4.  Press the *[START/IMPULS]* button.
    - The setting is stored.  
'\*\*\* ok \*\*\*' is displayed briefly.
  5.  Press the *[STOP/OPEN]* button twice or wait 8 seconds to exit the menu.

## 7.4 Machine Menu

### 7.4.1 Querying system information

#### Parameter query

The rotor is stationary.

1.  Press and hold the *[SELECT]* button for 8 seconds.
  - 'SOUND/BELL' is displayed.
2.  Press the *[SELECT]* button repeatedly until 'FU/CCI – S.' is displayed.  
Program version for the frequency converter
3.  Press the *[SELECT]* button repeatedly until 'HOURS' is displayed.  
Internal operating hours (the time during which the centrifuge was switched on)
4.  Turn to the right with the *[Rotary knob]*.
  - 'STARTS' is displayed.  
Number of centrifugation runs

5. Turn to the right with the *[Rotary knob]*.
  - ➔ 'ROTORCHG1' is displayed.
  - Internal operating hour of the last rotor change
6. Turn to the right with the *[Rotary knob]*.
  - ➔ 'ROTORCHG2' is displayed.
  - Internal operating hour of the penultimate rotor change
7. Turn to the right with the *[Rotary knob]*.
  - ➔ 'OPhoursCHG' is displayed.
  - Internal operating hour of the last operating hours change
8. Turn to the right with the *[Rotary knob]*.
  - ➔ 'IMBALCHG' is displayed.
  - Internal operating hour of the last imbalance cut-off change
9. Turn to the right with the *[Rotary knob]*.
  - ➔ 'OffsetCHG' is displayed.
  - Internal operating hour of the last offset adjustment
10. Press the STOP/OPEN button to exit the menu.

#### 7.4.2 Querying operating hours

The rotor is stationary.

1. Press and hold the *[SELECT]* button.
  - ➔ 'SOUND/BELL' is displayed after 8 seconds.
2. Press the *[SELECT]* button repeatedly until 'CONTROL:' is displayed.
  - ➔ 'CONTROL:' and the operating hours are displayed.
3. Press the *[STOP/OPEN]* button to exit the menu.

#### 7.4.3 Audible signal

##### 7.4.3.1 General

The audible signal sounds:

- after a problem occurs in the 2 s interval.
- after completion of the centrifugation run and rotor standstill in the 30 s interval.

Opening the lid or pressing any button stops the audible signal.

##### 7.4.3.2 Setting an audible signal

1. Press and hold the *[SELECT]* button.
  - ➔ 'SOUND / BELL ON' or 'SOUND / BELL OFF' is displayed after 8 seconds.
2. Use *[Rotary knob]* to set 'OFF' or 'ON'.
  - OFF = audible signal disabled
  - ON = audible signal enabled
3. Press the *[START/IMPULS]* button.
  - ➔ The setting is stored.
  - \*\*\* ok \*\*\* is displayed briefly.

## 8 Cleaning and care

### 8.1 Overview table

Chap.	Task to execute	if required	daily	weekly	Annually	Page
<b>8</b>	<b>Cleaning and care</b>					31
<b>8.3</b>	<b>Cleaning</b>					32
8.3	Cleaning the device		X			32
8.3	Cleaning biosafety systems			X		32
8.3	Cleaning accessories			X		32
<b>8.4</b>	<b>Disinfection</b>					32
8.4	Disinfecting the device	X				33
8.4	Disinfecting the accessories	X				33
<b>8.5</b>	<b>Maintenance</b>					33
8.5	Greasing the rubber seal of the centrifuging chamber			X		33
8.5	Greasing the rubber seal of the biosafety system			X		33
8.5	Checking the accessories			X		34
8.5	Checking the biosafety system			X		34
8.5	Centrifuging chamber damage inspection				X	34
8.5	Greasing the motor shaft				X	34
8.5	Accessories with a limited service life	X				34
8.5	Replacing centrifuge tubes	X				34

### 8.2 Instructions for cleaning and disinfection



#### DANGER

Risk of contamination for the user due to inadequate cleaning or failure to observe the cleaning instructions.

- Observe cleaning instructions.
- Wear personal protective equipment when cleaning the device.
- Observe laboratory regulations (e.g. TRBAs, the German Protection against Infection Act, hygiene plan) for handling biological agents.

- The device and its accessories must not be cleaned in dishwashers.
- Only perform hand cleaning and liquid disinfection.
- The water temperature must not exceed 25 °C.
- To prevent any corrosion due to use of detergents or disinfectants, it is essential to follow the special application instructions provided by the manufacturers of the detergent or disinfectant.

#### Disinfectant:

- Surface disinfectant (not disinfectant for hands or instruments)
- Ethanol as the sole active substance.  
Do not use an ethanol-propanol mixture to disinfect the viewing window in the lid of the device.
- Concentration not less than 30%
- pH: 6 – 8
- Non-corrosive

## 8.3 Cleaning

### Cleaning the device

1. → Open the lid.
2. → Switch off the device and disconnect it from the power supply.
3. → Remove accessories.
4. → Clean the centrifuge housing and the centrifuging chamber with soap or a mild detergent and a damp cloth.
5. → Remove any detergent residues with a damp cloth after using detergents.
6. → The surfaces must be dried immediately after cleaning.
7. → Dry the centrifuging chamber with an absorbent cloth if condensation forms.

### Cleaning biosafety systems

1. → Clean the biosafety system using the detergent and a damp cloth.
2. → Remove any detergent residues with a damp cloth after using detergents.
3. → Dry the accessories immediately after cleaning using a lint-free cloth and oil-free compressed air. Dry all cavities completely using oil-free compressed air.

### Cleaning accessories

1. → Clean the accessories using the detergent and a damp cloth.
2. → Remove any detergent residues with a damp cloth after using detergents.
3. → Dry the accessories immediately after cleaning using a lint-free cloth and oil-free compressed air. Dry all cavities completely using oil-free compressed air.

## 8.4 Disinfection



*Disinfection must always be preceded by cleaning the components concerned.*

*See → Chapter 8.3 'Cleaning' on page 32*



*Disinfectant concentration and application time according to the manufacturer's instructions.*

### Disinfecting the device



#### CAUTION

**Risk of injury due to ingress of water or other liquids.**

- Protect the device against external liquids.
- Do not disinfect the device using spray.

1. Open the lid.
2. Switch off the device and disconnect it from the power supply.
3. Remove accessories.
4. Clean the housing and centrifuging chamber using disinfectant.
5. Remove any disinfectant residues with a damp cloth after using disinfectants.
6. The surfaces must be dried immediately after cleaning.

### Disinfecting the accessories

1. Disinfect the accessories using the disinfectant.
2. Wet all cavities with bubble-free disinfectant.
3. Remove the disinfectant residues or leave them to dry after using disinfectants.

### Autoclaving

The following accessories may be autoclaved at 121 °C / 250 °F (20 min):

- Swing-out rotors
- Aluminium angle rotors
- Metal buckets
- Lid with bioseal
- Inserting

No statement can be made about the resulting degree of sterility.

The lids of the rotors and bucket must be removed before autoclaving.

Autoclaving accelerates the ageing of materials. It may cause changes in colour. After autoclaving, the rotors and accessories are to be visually inspected for damage and any damaged parts are to be replaced immediately.

The sealing ring in question is to be replaced if there are signs of cracking, embrittlement or wear. For lids with non-replaceable sealing rings, the whole lid must be replaced.

The sealing rings must be replaced after autoclaving to ensure the tightness of the biosafety systems.

## 8.5 Maintenance

### Greasing the rubber seal of the centrifuging chamber

- Rub the sealing ring lightly with a rubber care product.

### Greasing the rubber seal of the biosafety system

- Rub the sealing ring lightly with a rubber care product.

**Checking the accessories**

1. ➤ The accessories shall be checked for wear and corrosion damage.
2. ➤ Check that the rotor is firmly seated.

**Checking the biosafety system**

1. ➤ Visually check all parts of the biosafety system for damage.
2. ➤ Check the correct installation position of the sealing ring(s) of the biosafety system.
3. ➤ Replace the damaged parts of the biosafety system.
4. ➤ Replace the sealing ring in question immediately if there are signs of cracking, embrittlement or wear. For lids with non-replaceable sealing rings, the whole lid must be replaced.

**Centrifuging chamber damage inspection**

- Check the centrifuging chamber for damage.

**Greasing the motor shaft**

1. ➤ Remove accessories.
2. ➤ Clean the motor shaft.
3. ➤ Remove any detergent residues with a damp cloth after using detergents.
4. ➤ Grease the motor shaft with Hettich Tubenfett 4051.
5. ➤ Excess grease in the centrifuging chamber must be removed.

**Accessories with a limited service life**

The use of certain accessories is time-limited. For safety reasons, the accessories must no longer be used when either the maximum number of permissible run cycles marked on them or the expiry date marked on them has been reached.

- The maximum permissible number of run cycles or the expiry date can be seen on the accessories.
- The centrifuge is equipped with a cycle counter.

**Replacing centrifuge tubes**



**CAUTION**

**Risk of injury from broken glass.**

Broken glass may cause glass splinters and contaminated liquids to be found inside the centrifuge.

- Wear cut-resistant gloves.
- Wear protective goggles and a face mask.

Broken parts of the tube, glass splinters and spilled centrifuge material must be removed completely in the event of leakage or if a centrifuge tube breaks. Glass splinters that are not removed will cause further glass breakage.

The rubber inserts and the plastic sleeves of the rotors must be replaced after a glass breakage.

Disinfection must be carried out if the material is infectious.

## 9 Troubleshooting

### 9.1 Fault description

Customer service must be notified if the fault cannot be rectified based on the fault table. State the centrifuge type and serial number. Both numbers can be seen on the type plate of the centrifuge.

\* Error number does not appear on the display.

Fault description	Cause	Remedy
no display	No power. Mains input fuses defective.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check the supply voltage.</li> <li>■ Check the mains input fuse.</li> <li>■ The mains switch is in switch position <i>///</i></li> </ul>
TACHO - ERROR 1, 2	Tacho defective. Motor, electronics defective.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open the lid.</li> <li>■ Set the mains switch to <i>/0/</i>.</li> <li>■ Wait at least 10 seconds.</li> <li>■ Turn the rotor vigorously by hand.</li> <li>■ Set the mains switch to <i>///</i>. The rotor must rotate while switching on.</li> </ul>
IMBALANCE 3*	The rotor is unevenly loaded.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open the lid.</li> <li>■ Check the loading of the rotor.</li> <li>■ Repeat the centrifugation run.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 4, 6	Lid lock error.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 8	Lid lock error	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open the lid.</li> <li>■ Set the mains switch to <i>/0/</i>.</li> <li>■ Wait at least 10 seconds.</li> <li>■ Turn the rotor vigorously by hand.</li> <li>■ Set the mains switch to <i>///</i>. The rotor must rotate while switching on.</li> </ul>
N > MAX 5	Overspeed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
N < MIN 13	Underspeed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
MAINS INTERRUPT 11*	Loss of mains power during the centrifugation run. The centrifugation run was not completed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open the lid.</li> <li>■ Press the <i>[START/IMPULS]</i> button.</li> <li>■ If required: Repeat the centrifugation run.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 21, 22, 25, 27, 29	Error/defect in electronics.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 23	Error/defect in control panel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
SER I/O-ERROR 30, 31, 33, 36	Error/defect in electronics.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
°C * -ERROR 51-53, 55	Error/defect in electronics.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 60-64, 67, 68, 82-86	Error/defect in electronics/motor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
SYNC-ERROR 90	Error/defect in electronics.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 91, 92	Error/defect in imbalance sensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>
KEYBOARD-ERROR	Error/defect in control panel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perform a MAINS RESET.</li> </ul>

Fault description	Cause	Remedy
 The left half of the display lights up.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Notify customer service.</li> </ul>

## 9.2 Performing a MAINS RESET

1. ➤ Set the mains switch to [0].
2. ➤ Wait 10 seconds.
3. ➤ Set the mains switch to [I].

## 9.3 Emergency release

The lid cannot be unlocked by the motor in the event of a power failure. Emergency unlocking by hand must be performed.



### ! WARNING

Risk of electric shock due to maintenance and servicing work on live device.

- Disconnect the device from the mains before carrying out repairs and maintenance.



### WARNING

Danger of cutting and crushing due to moving rotor.

- Do not open the lid until the rotor has stopped.

#### Personnel:

- Trained user

1. ➤ Look through the window in the lid to ensure that the rotor is stationary.
2. ➤ Insert the hex key horizontally into the hole (1) and turn clockwise until the lid opens.
3. ➤ Remove the hex key from the hole (1).
4. ➤ Check whether the left side of the [STOP/OPEN] button flashes when power is restored.

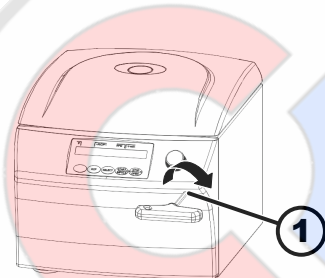


Fig. 18: Emergency release

1 Hole

When the left side of the [STOP/OPEN] button flashes, press the [STOP/OPEN] button so that the motorised lid lock assumes the home position (open) again.

## 9.4 Replacing the mains input fuse



### ! WARNING

Risk of electric shock due to maintenance and servicing work on live device.

- Disconnect the device from the mains before carrying out repairs and maintenance.

#### Personnel:

- Trained user



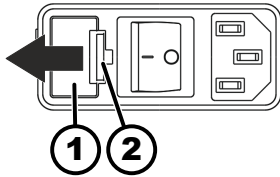


Fig. 19: Mains input fuse

- 1 Fuse holder
- 2 Snap lock

The mains fuses are located next to the mains switch.

The mains switch is in switch position [O]

1. ➤ Disconnect the mains cable from the device plug.
2. ➤ Press the snap lock (2) against the fuse holder (1) and pull it out.
3. ➤ Replace the defective mains input fuses.  
Only use fuses with the nominal value specified for the type: see the table below.
4. ➤ Push in the fuse holder (1) until the snap lock engages.
5. ➤ Reconnect the device to the mains.

Model	Type	Fuse	Order no.
MIKRO 200	2400	T 3,15 AH/250 V	E997
MIKRO 200	2400-01	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405, 2405-07	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405-01	T 8 AH/250 V	E738

## 10 Disposal

### 10.1 General instructions



**The device can be disposed of via the manufacturer.**

A Return Material Authorisation (RMA) form must always be requested for a return.

If necessary, contact the Technical Service Department of the manufacturer:

- **Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tuttlingen, Germany
- Phone: +49 7461 705 1400
- E-Mail: [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)



**WARNING**

**Risk of pollution and contamination for people and the environment.**

When disposing of the centrifuge, people and the environment may be polluted or contaminated by incorrect or improper disposal.

- Removal and disposal may be carried out only by a trained and authorized service personnel.

The device is intended for the commercial sector ("Business to Business" - B2B).

According to Directive 2012/19/EU, the devices may no longer be disposed of with household waste.

The appliances are assigned to the following groups according to the Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR (German foundation under civil law)):



Fig. 20: Household waste ban

- Group 1 (heat exchangers)
- Group 5 (small appliances)

The crossed-out wheelee bin symbol indicates that the device must not be disposed of with household waste. Regulations governing disposal of such devices may differ in individual countries. If necessary, contact the supplier.



## 11 Index

### A

Accessories. . . . .	15
biosafety systems. . . . .	32
disinfection. . . . .	33
the rotor. . . . .	34
with limited service life. . . . .	34
Autoclaving. . . . .	33

### C

Care	
Intervals. . . . .	31
Centrifugation	
in continuous operation. . . . .	25
with higher substance density. . . . .	27
with time preselection. . . . .	25
Centrifuging chamber	
inspection. . . . .	34
Change	
program. . . . .	28
Checking	
the biosafety system. . . . .	34
Cleaning. . . . .	32
biosafety systems. . . . .	32
Cleaning and disinfection	
Instructions. . . . .	31
Close	
the lid. . . . .	21
Connecting the centrifuge. . . . .	20
Continuous operation. . . . .	25

### D

Device	
biosafety systems. . . . .	32
disinfection. . . . .	33
Disinfection. . . . .	32
Disposal. . . . .	37

### E

Enabling/disabling	
an audible signal. . . . .	30
Enter	
program. . . . .	28
Error messages. . . . .	34

### F

Fastening	
removal. . . . .	18
the transport lock. . . . .	17
Filling. . . . .	23
Foreseeable misuse. . . . .	6

### G

General safety instructions. . . . .	7
Greasing	
the rubber seal. . . . .	33, 34

### I

Intended use. . . . .	5
-----------------------	---

### L

Labels	
on the device. . . . .	13
on the packaging. . . . .	13

### Lid

the lid. . . . .	21
------------------	----

Loading. . . . .	23
------------------	----

### M

MAINS RESET. . . . .	36
Maintenance. . . . .	33
Intervals. . . . .	31

### N

Non-intended use. . . . .	6
---------------------------	---

### O

Opening	
for programs. . . . .	27
programs. . . . .	28
Operator's responsibility. . . . .	7
Original spare parts. . . . .	15

### P

Personal protective equipment. . . . .	6
Personnel qualifications. . . . .	6
Personnel training. . . . .	7
Protective equipment. . . . .	6

### Q

Querying	
system information. . . . .	29, 30

### R

Rating plate. . . . .	12
Relative centrifugal force	
RCF. . . . .	26
Removing	
the rotor. . . . .	22, 23
Replacing	
centrifuge tubes. . . . .	34
Return. . . . .	16

### S

Safety instructions. . . . .	7
Scope of delivery. . . . .	16
Setting up the centrifuge. . . . .	19
Short-term centrifugation. . . . .	26
Spare parts. . . . .	15
Storage conditions. . . . .	17
Switching off. . . . .	21
Switching the unit on. . . . .	21
Symbols. . . . .	5

### T

Transport condition. . . . .	16
Troubleshooting. . . . .	34

### U

Unpacking. . . . .	18
--------------------	----



# Mode d'emploi

MIKRO 200 / 200 R



Traduction du mode d'emploi d'origine

©2022 - Tous droits réservés

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 Tuttlingen/Allemagne

Téléphone : +49 (0)7461/705-0

Fax : +49 (0)7461/705-1125

Courriel : [info@hettichlab.com](mailto:info@hettichlab.com), [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)

Internet : [www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)



## Table des matières

<b>1</b>	<b>À propos de ce document.</b>	<b>5</b>
1.1	Utilisation du présent document.	5
1.2	Remarque sur le genre.	5
1.3	Symboles et marques utilisés dans le présent document.	5
<b>2</b>	<b>Sécurité.</b>	<b>5</b>
2.1	Utilisation prévue.	5
2.2	Exigences relatives au personnel.	6
2.3	Responsabilité de l'exploitant.	7
2.4	Consignes de sécurité.	7
<b>3</b>	<b>Aperçu de l'appareil.</b>	<b>9</b>
3.1	Données techniques.	9
3.2	Enregistrement européen.	13
3.3	Étiquettes importantes sur l'emballage.	13
3.4	Étiquettes importantes sur l'appareil.	14
3.5	Éléments de commande et d'affichage.	15
3.5.1	Commande.	15
3.5.2	Éléments d'affichage.	15
3.5.3	Éléments de commande.	15
3.6	Pièces de rechange d'origine.	16
3.7	Contenu de la livraison.	16
3.8	Retour de marchandises.	17
<b>4</b>	<b>Transport et stockage.</b>	<b>17</b>
4.1	Conditions de transport et de stockage.	17
4.2	Fixer la sécurité de transport.	18
<b>5</b>	<b>Mise en service.</b>	<b>18</b>
5.1	Déballage de la centrifugeuse.	18
5.2	Retirer la sécurité de transport.	19
5.3	Mise en place et raccordement de la centrifugeuse.	20
5.4	Mettre en marche et arrêter la centrifugeuse.	21
<b>6</b>	<b>Utilisation</b>	<b>22</b>
6.1	Ouvrir et fermer le couvercle.	22
6.2	Démontage et remontage du rotor.	23
6.3	Charger.	23
6.4	Ouvrir et fermer le système de sécurité BIO.	25
6.4.1	Explication.	25
6.4.2	Couvercle avec fermeture à vis sans alésage.	25
6.5	Centrifugation.	25
6.5.1	Centrifugation en continu.	25
6.5.2	Centrifugation avec présélection de la durée.	26
6.5.3	Centrifugation de courte durée.	26
6.6	Fonction d'arrêt rapide.	27

<b>7</b>	<b>Utilisation du logiciel.</b>	<b>27</b>
7.1	Paramètres de centrifugation.	27
7.1.1	Accélération centrifuge relative ACR.	27
7.1.2	Centrifugation de substances ou de mélanges de substances d'une densité supérieure à 1,2 kg/dm <sup>3</sup> .	28
7.2	Programmation.	28
7.2.1	Protection en écriture des programmes.	28
7.2.2	Appeler ou charger un programme.	28
7.2.3	Saisir ou modifier le programme.	29
7.3	Refroidissement (pour les centrifugeuses avec refroidissement).	29
7.3.1	Remarques sur le refroidissement.	29
7.3.2	Refroidissement en mode veille.	29
7.3.3	Démarrer le.	30
7.4	Menu de la machine.	30
7.4.1	Consulter les informations système.	30
7.4.2	Consulter les heures de service.	31
7.4.3	Signal sonore.	31
7.4.3.1	Généralités.	31
7.4.3.2	Régler le signal acoustique.	31
<b>8</b>	<b>Nettoyage et entretien.</b>	<b>32</b>
8.1	Tableau récapitulatif.	32
8.2	Instructions de nettoyage et de désinfection.	33
8.3	Nettoyage.	33
8.4	Désinfection.	34
8.5	Maintenance.	35
<b>9</b>	<b>Dépannage.</b>	<b>36</b>
9.1	Description de l'anomalie.	36
9.2	Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.	37
9.3	Déverrouillage d'urgence.	38
9.4	Remplacer le fusible d'entrée du réseau.	38
<b>10</b>	<b>Mise au rebut.</b>	<b>39</b>
10.1	Remarques générales.	39
<b>11</b>	<b>Index.</b>	<b>41</b>



## 1 À propos de ce document

### 1.1 Utilisation du présent document

- Avant la première mise en service de l'appareil, lire attentivement et intégralement ce document.  
Le cas échéant, consulter les autres fiches d'information jointes.
- Ce document fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé à portée de main.
- Joindre ce document si l'appareil est transmis à un tiers.
- La version actuelle du document dans les langues disponibles est disponible sur le site Internet du fabricant : ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Remarque sur le genre

La forme masculine ou féminine utilisée est destinée à faciliter la lecture. Par souci d'égalité de traitement, les termes utilisés s'appliquent en principe à tous les sexes et n'impliquent aucun jugement de valeur.

### 1.3 Symboles et marques utilisés dans le présent document

#### Symboles généraux

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent document pour mettre en évidence les instructions d'action, les résultats, les énumérations, les références et d'autres éléments :

Identification	Explication
1. ➔ 2. ➔ 3. ➔ ... ➔	Instructions d'action étape par étape
➔	Résultats des étapes d'action
➔	Références aux sections du document et aux documents connexes
■ ... ■ ...	Listes sans ordre défini
[Bouton-poussoir]	Éléments de commande (par exemple : bouton-poussoir, interrupteur)
« Affichage »	Éléments d'affichage (par exemple : lampes de signalisation, éléments d'écran)

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation prévue

#### Utilisation prévue

La centrifugeuse **MIKRO 200 / 200 R** est un dispositif médical de diagnostic in vitro conforme au règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (UE) 2017/746. L'appareil sert à la centrifugation ainsi qu'à l'enrichissement d'échantillons d'origine humaine pour un traitement ultérieur à des fins de diagnostic. L'utilisateur peut régler les paramètres physiques modifiables concernés dans les limites définies par le dispositif.

La centrifugeuse peut être utilisée uniquement par un personnel qualifié dans des laboratoires fermés. La centrifugeuse est destinée uniquement à la fonction citée ci-dessus. L'utilisation conforme aux dispositions comprend le respect de toutes les indications énoncées dans les instructions d'utilisation et le respect des consignes d'inspection et de maintenance. Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme. La société Andreas Hettich GmbH & Co. n'est pas responsable des dommages qui en résultent.

### Utilisation non prévue

- La centrifugeuse n'est pas conçue pour être utilisée dans une atmosphère explosive, radioactive, biologiquement ou chimiquement contaminée.
- L'utilisateur doit prendre des mesures appropriées lors de la centrifugation de substances ou de mélanges de substances dangereuses qui sont toxiques, radioactives ou contaminées par des micro-organismes pathogènes.  
Le fabricant recommande en principe de n'utiliser que des récipients de centrifugation avec des bouchons à vis spéciaux pour les substances dangereuses.  
Pour les matières des groupes de risque 3 et 4, utiliser des récipients de centrifugation verrouillables avec système de sécurité biologique.
- Le fabricant ne recommande pas la centrifugation avec des matériaux inflammables ou explosifs.
- Le fabricant ne recommande pas la centrifugation avec des matériaux qui réagissent chimiquement entre eux avec une énergie élevée.

### Mauvaise utilisation prévisible

Dans le cadre de l'utilisation prévue, le fabricant recommande de n'utiliser que des accessoires qu'il a approuvés.

N'utiliser la centrifugeuse que sous surveillance.

## 2.2 Exigences relatives au personnel

### Qualifications requises

L'utilisateur a lu entièrement les instructions d'utilisation et s'est familiarisé avec l'appareil.



#### REMARQUE

#### Dommages causés à l'appareil par du personnel non autorisé

- Les interventions et modifications sur les appareils par des personnes non autorisées se font à leurs propres risques et entraînent la perte de tous les droits de garantie et de responsabilité.

### Utilisateur formé

L'utilisateur est formé ou instruit au domaine du laboratoire et est en mesure d'exécuter les travaux qui lui sont confiés et de reconnaître et d'éviter lui-même les dangers éventuels.

### Équipement de protection individuelle

L'absence ou l'inadéquation de l'équipement de protection individuelle augmente le risque d'atteinte à la santé et de blessures.

- N'utiliser que des équipements de protection individuelle en bon état.
- N'utiliser que des équipements de protection individuelle adaptés à la personne (par exemple en termes de taille).
- Respecter les indications relatives aux autres équipements de protection lors d'activités spécifiques.

## 2.3 Responsabilité de l'exploitant



*Pour une utilisation correcte et sûre de l'appareil, suivre les instructions du présent document.*

*Conserver le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.*

### Préparation des informations

- Le respect des instructions contenues dans ce document contribue à :
  - éviter les situations dangereuses ;
  - minimiser les coûts de réparation et les temps d'arrêt ;
  - augmenter la fiabilité et la durée de vie de l'appareil.
- L'exploitant est responsable du respect des prescriptions d'exploitation, des normes et des lois nationales.
- Noter et conserver la révision du document séparément du document. En cas de perte, le document peut être remplacé dans sa révision correcte.
- Garder le mode d'emploi disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil.
- Transmettre le mode d'emploi à l'acheteur en cas de vente de l'appareil.

### Formation du personnel

Le manque de connaissances lors de travaux avec l'appareil peut entraîner des blessures graves ou la mort de personnes.

- Former le personnel à ses tâches et aux risques associés conformément aux instructions.

## 2.4 Consignes de sécurité



### **Notifications d'événements graves et d'incidents à signaler**

*En cas d'événements graves ou d'incidents à signaler concernant l'appareil ou ses accessoires, ceux-ci doivent être signalés au fabricant et, le cas échéant, à l'autorité compétente dans laquelle l'utilisateur et/ou le patient est établi.*



### **DANGER**

**Risque de contamination de l'utilisateur en cas de nettoyage insuffisant ou de non-respect des consignes de nettoyage.**

- Respecter les consignes de nettoyage.
- Porter un équipement de protection individuelle lors du nettoyage de l'appareil.
- Respecter les règles de laboratoire (par exemple TRBAs, IfSG, plan d'hygiène) pour la manipulation d'agents biologiques.

**DANGER**

**Risque d'incendie et d'explosion dû à la présence de substances dangereuses dans les échantillons.**

- Respecter les prescriptions et directives pertinentes pour la manipulation de produits chimiques et de substances dangereuses.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs (par exemple : agents d'extraction dangereux et corrosifs comme le chloroforme, acides forts).

**AVERTISSEMENT**

**Dangers dus à une maintenance insuffisante ou non effectuée à temps.**

- Respecter les intervalles de maintenance.
- Vérifier si l'appareil présente des dommages ou des défauts visibles.  
En cas de dommages ou de défauts visibles, mettre l'appareil hors service et informer le technicien d'intervention.

 **AVERTISSEMENT**

**Risque de choc électrique dû à la pénétration d'eau ou d'autres liquides.**

- Protéger l'appareil contre les liquides provenant de l'extérieur.
- Ne pas verser de liquides à l'intérieur de l'appareil.
- Effectuer le transport avec l'emballage de transport d'origine.

 **AVERTISSEMENT**

**Contamination par des substances ou des mélanges de substances dangereuses !**

Respecter les mesures suivantes pour les substances et les mélanges de substances qui sont toxiques, radioactives et/ou contaminées par des micro-organismes pathogènes :

- En principe, n'utiliser que des récipients de centrifugation avec des bouchons à vis spéciaux pour les substances dangereuses.
- Pour les matières des groupes de risque 3 et 4, utiliser des récipients de centrifugation verrouillables avec système de sécurité biologique.
- Sans utilisation d'un système de sécurité biologique, l'appareil n'est pas microbiologiquement étanche au sens de la norme EN / CEI 61010-2-020.
- Contacter le fabricant si nécessaire.



### AVERTISSEMENT

**Risque de blessure et d'endommagement de l'appareil si le rotor est desserré.**

- Lors du montage du rotor, l'entraîneur de l'arbre du rotor doit être correctement placé dans la rainure du rotor.
- Serrer à la main l'écrou de fixation du rotor.
- Vérifier que le rotor est bien fixé.
- Respecter les intervalles de maintenance.



### ATTENTION

**Risque de blessure par le rotor en rotation**

Si le rotor est déplacé manuellement, les cheveux longs et les vêtements peuvent se prendre dans le rotor.

- Attacher les cheveux longs.
- Ne pas laisser pendre les vêtements dans la chambre d'essorage.



### REMARQUE

**Domages à l'électronique de l'appareil à cause d'une tension ou d'une fréquence incorrecte au niveau du disjoncteur de l'appareil.**

- Utiliser l'appareil avec une tension et une fréquence de réseau correctes.

La valeur est indiquée dans les caractéristiques techniques et sur la plaque signalétique.



### REMARQUE

**Domages à l'appareil et des échantillons en raison d'une interruption prématurée du programme.**

Une interruption prématurée du programme résulte d'une panne de courant, de la mise hors tension pendant le déroulement du programme ou du débranchement de la fiche d'alimentation.

- Ne pas éteindre l'appareil pendant le déroulement du programme.
- Ne pas déverrouiller l'appareil en urgence pendant le déroulement du programme.
- Ne pas débrancher la fiche secteur pendant le déroulement du programme.

## 3 Aperçu de l'appareil

### 3.1 Données techniques

Fabricant	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Modèle	MIKRO 200	
Type	2400	2400-01

Tension du réseau (±10%)	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Fréquence du réseau	50-60 Hz	50-60 Hz
Puissance de raccordement	240 VA	270 VA
Courant absorbé	1,2 A	2,7 A
Capacité max.	30 x 2,0 ml	
Densité max. autorisée	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	
Régime de rotation max. (tr/min)	15000	
Accélération max. (ACR)	21382	
Énergie cinétique max.	5800 Nm	
Contrôle obligatoire (Règles DGUV 100-500) (valable uniquement en Allemagne)	non	
<b>Conditions d'environnement (EN / IEC 61010-1) :</b>		
Lieu d'installation	uniquement à l'intérieur	
géog.	jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer	
Température ambiante	2 °C à 40 °C	
Humidité de l'air	Humidité relative maximale 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C, décroissant linéairement jusqu'à 50 % d'humidité relative pour 40 °C.	
Catégorie de surtension (CEI 60364-4-443)	II	
Degré de pollution	2	
Classe de protection de l'appareil	I Ne convient pas à une utilisation dans un environnement explosif.	
<b>CEM :</b>		
Émissions de parasites, Immunité aux interférences	EN / IEC 61326-1 Classe B	Classe FCC B
Niveau sonore (en fonction du rotor)	≤58 dB(A)	
<b>Dimensions :</b>		
Largeur	275 mm	

Profondeur	344 mm		
géog.	260 mm		
Poids	env. 11,5 kg		
Fabricant	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Modèle	MIKRO 200 R		
Type	2405	2405-07	2405-01
Tension du réseau (±10%)	200-240 V 1~	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Fréquence du réseau	50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
Puissance de raccordement	450 VA	2450 VA	630 VA
Courant absorbé	1,9 A	2,0 A	5,0 A
Fluide frigorigène	R134a		
Capacité max.	30 x 2,0 ml		
Densité max. autorisée	1,2 kg/dm <sup>3</sup>		
Régime de rotation max. (tr/min)	15000		
Accélération max. (ACR)	21382		
Énergie cinétique max.	5800 Nm		
Contrôle obligatoire (Règles DGUV 100-500) (valable uniquement en Allemagne)	non		
<b>Conditions d'environnement (EN / IEC 61010-1) :</b>			
Lieu d'installation	uniquement à l'intérieur		
géog.	jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer		
Température ambiante	5 °C à 35 °C		
Humidité de l'air	Humidité relative maximale 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C, décroissant linéairement jusqu'à 50 % d'humidité relative pour 40 °C.		
Classes de protection IP	IP 20		
Catégorie de surtension (CEI 60364-4-443)	II		
Degré de pollution	2		

Classe de protection de l'appareil	I Ne convient pas à une utilisation dans un environnement explosif.	
<b>CEM :</b>		
Émissions de parasites, Immunité aux interférences	EN / IEC 61326-1, classe B	Classe FCC B
Niveau sonore (en fonction du rotor)	≤53 dB(A)	≤54 dB(A)
<b>Dimensions :</b>		
Largeur	281 mm	
Profondeur	553 mm	
géog.	260 mm	
Poids	env. 28 kg	

## Plaquette signalétique

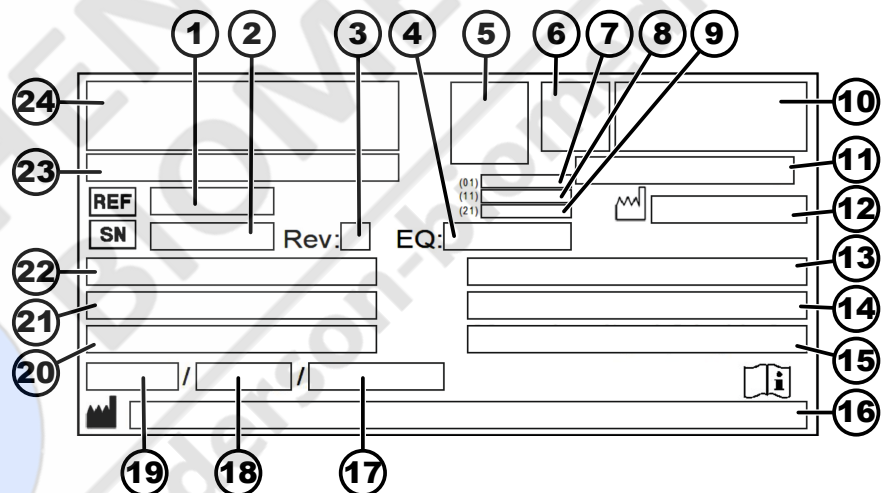


Fig. 1 : Plaquette signalétique

- 1 Numéro d'article
- 2 Numéro de série
- 3 Révision
- 4 Numéro d'équipement
- 5 Code Datamatrix
- 6 évtl. Étiquetage si dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro
- 7 Global Trade Item Number (GTIN)
- 8 Date de fabrication
- 9 Numéro de série
- 10 le cas échéant, sigle EAC, sigle CE
- 11 Pays de fabrication
- 12 Date de fabrication
- 13 Fréquence du réseau
- 14 Énergie cinétique maximale
- 15 Densité maximale autorisée
- 16 Adresse du fabricant
- 17 évtl. Pression du circuit de refroidissement



- 18 évtl. Quantité de liquide de refroidissement
- 19 évtl. Type de réfrigérant
- 20 Nombre de tours par minute
- 21 Valeurs de puissance
- 22 Tension du réseau
- 23 évtl. Désignation de l'appareil
- 24 Logo du fabricant

### 3.2 Enregistrement européen

Conformité de l'appareil

Conformité de l'appareil aux directives européennes.



Numéro d'enregistrement unique

SRN : DE-MF-000010680

UDI-DI de base

UDI-DI de base

Affectation des appareils

040506740100109K

MIKRO 200 / 200 R (agent de diagnostic in vitro)

### 3.3 Étiquettes importantes sur l'emballage



HAUT

Il s'agit de la position verticale correcte de l'emballage d'expédition pour le transport et/ou le stockage.




MARCHANDISE FRAGILE

Le contenu du paquet expédié est fragile, il doit donc être manipulé avec précaution.



PROTÉGER DE L'HUMIDITÉ

Le paquet expédié doit être tenu à l'écart de la pluie et maintenu dans un environnement sec.

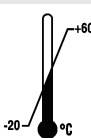

LIMITATION DE LA TEMPÉRATURE

L'emballage d'expédition doit être stocké, transporté et manipulé dans la plage de température indiquée (-20 °C à +60 °C).

**LIMITATION DE L'HUMIDITÉ DE L'AIR**

Le paquet expédié doit être stocké, transporté et manipulé dans la plage d'humidité indiquée (10 % à 80 %).

**LIMITATION D'EMPILEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE PIÈCES**

Nombre maximal de colis identiques pouvant être empilés sur le colis le plus bas, où 'n' représente le nombre de colis autorisés. Le colis le plus bas n'est pas inclus dans 'n'.

### 3.4 Étiquettes importantes sur l'appareil



*Les étiquettes de l'appareil ne doivent pas être enlevées ou recouvertes d'autres étiquettes.*



Attention, zone de danger générale.

Avant d'utiliser l'appareil, il est impératif de lire les instructions de mise en service et d'utilisation et de respecter les consignes relatives à la sécurité !



Avertissement relatif à un risque biologique.



Sens de rotation du rotor.

L'alignement de la flèche indique le sens de rotation du rotor.



Symbole pour la collecte séparée des équipements électriques et électroniques, conformément à la directive 2012/19/UE (DEEE).

Utilisation dans les pays de l'Union européenne, en Norvège et en Suisse.

## 3.5 Éléments de commande et d'affichage

### 3.5.1 Commande

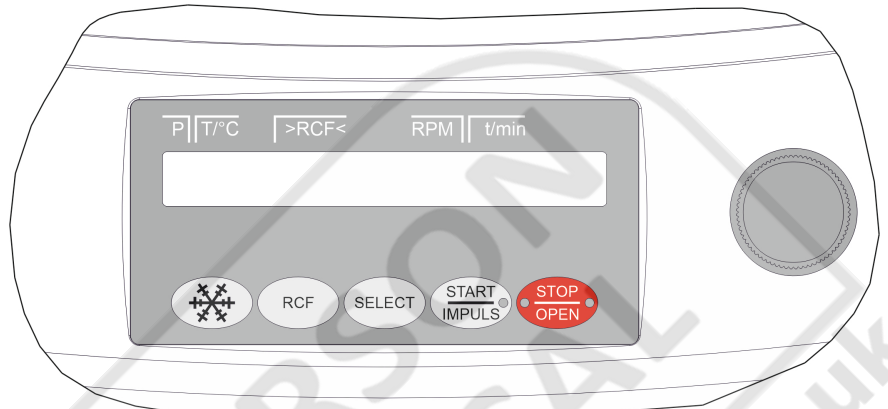


Fig. 2 : Commande (appareil avec refroidissement)

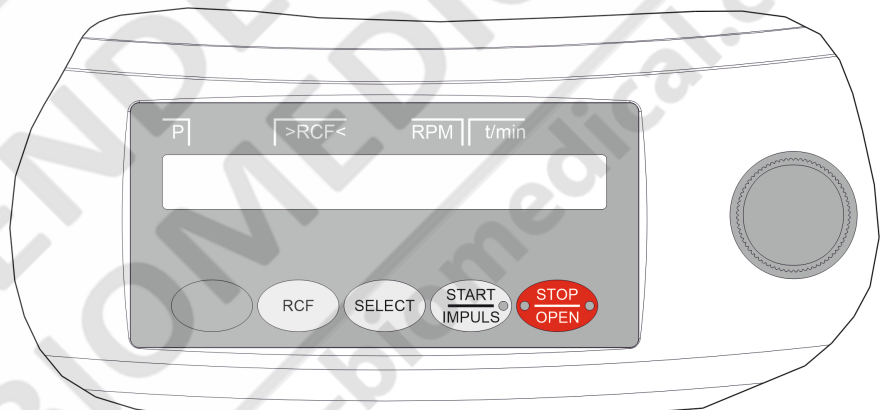


Fig. 3 : Commande (appareil sans refroidissement)

### 3.5.2 Éléments d'affichage



Fig. 4 : Touche [START/IMPULS]



Fig. 5 : Touche [STOP/OPEN]

- La touche s'allume pendant le cycle de centrifugation tant que le rotor n'est pas encore arrêté.

- Le côté droit de la touche s'allume lorsque la centrifugeuse commence à ralentir. Le rotor n'est pas encore arrêté.
- Le côté gauche de la touche s'allume lorsque le rotor est à l'arrêt.
- La lumière du côté gauche de la touche s'éteint lorsque le couvercle est déverrouillé.

### 3.5.3 Éléments de commande



Fig. 6 : [Bouton rotatif]

- Réglage des différents paramètres.  
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la valeur.  
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la valeur.



Fig. 7 : [Interrupteur d'alimentation]

- Allumer et éteindre l'appareil.



Fig. 8 : Touche [Refroidissement]

- Démarrer le cycle de centrifugation, pour le pré-refroidissement du rotor (uniquement pour les centrifugeuses avec refroidissement).
- Le régime de pré-refroidissement est réglable. La valeur par défaut est 10000 tr/min.



Fig. 9 : Touche [ACR]

- Commutation entre l'affichage ACR et l'affichage RPM.
- Accélération centrifuge relative ACR. L'ACR est affiché entre parenthèses ) (.
- Régime tr/min.



Fig. 10 : Touche [SELECT]

- Sélection des différents paramètres.
- Faire défiler les menus vers l'avant.



Fig. 11 : Touche [START/IMPULSE]

- Démarrer le cycle de centrifugation.
- Centrifugation de courte durée. Le cycle de centrifugation a lieu tant que la touche est enfoncée.
- Enregistrer les entrées et les modifications.



Fig. 12 : Touche [STOP/OPEN]

- Terminer le cycle de centrifugation. Le rotor ralentit avec le paramètre de ralentissement présélectionné.
- Appuyer deux fois sur la touche pour déclencher la fonction d'arrêt rapide.
- Déverrouiller le couvercle.
- Quitter la saisie des paramètres et les menus.

### 3.6 Pièces de rechange d'origine

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine du fabricant et des accessoires autorisés.

### 3.7 Contenu de la livraison

Les accessoires suivants sont livrés avec la centrifugeuse :

- 1 clé hexagonale à ergots (SW5 x 100)
- 1 tournevis coudé à six pans creux (SW2,5)
- 2 cartouches fusibles
- 1 câble d'alimentation
- 1 mode d'emploi
- 1 fiche d'information sur la sécurité du transport

Les rotors et les accessoires correspondants sont fournis en fonction de la commande.

### 3.8 Retour de marchandises

Pour un retour, il faut toujours demander un formulaire original de retour (RMA) du fabricant. Sans un formulaire de retour original du fabricant, il n'est pas possible de réceptionner et de comptabiliser la marchandise de manière sûre chez le fabricant. Le formulaire de retour (RMA) contient une déclaration de non-objection (DNO) qui doit être entièrement remplie et jointe au retour.

Si l'appareil et/ou les accessoires sont renvoyés au fabricant, le renvoi complet doit être nettoyé et décontaminé par l'expéditeur. Si les retours ne sont pas nettoyés ou insuffisamment nettoyés et/ou décontaminés, cette opération sera effectuée par le fabricant et facturée à l'expéditeur.

Pour le retour, les sécurités de transport d'origine doivent être fixées, voir [Chapitre 4 « Transport et stockage » à la page 17](#). L'appareil doit être expédié dans son emballage d'origine.

## 4 Transport et stockage

### 4.1 Conditions de transport et de stockage

#### Conditions de transport



#### REMARQUE

Endommagement de l'appareil en cas de non-utilisation des sécurités de transport.

- Fixer les sécurités de transport avant de transporter l'appareil.



#### REMARQUE

Endommagement de l'appareil par la condensation.

En cas de différence de température entre le froid et le chaud, il y a un risque de formation de condensation sur les composants électrotechniques. Le condensat qui se forme peut provoquer un court-circuit ou détruire l'électronique.

- Réchauffer l'appareil pendant au moins 3 heures dans une pièce chaude avant de le brancher sur le secteur.  
ou
- Faire chauffer pendant 30 minutes dans une pièce froide.

- Avant le transport, fixer la sécurité de transport et débrancher l'appareil de la prise de courant.
- La température de transport doit se situer entre -20 °C et +60 °C.
- L'humidité de l'air ne doit pas être condensée. L'humidité de l'air doit être comprise entre 10 % et 80 %.
- Tenir compte du poids de l'appareil.
- En cas de transport avec une aide au transport (par exemple un chariot de transport), l'aide au transport doit pouvoir supporter au moins 1,6 fois le poids de transport de l'appareil.
- Sécuriser l'appareil pendant le transport pour éviter qu'il ne se renverse ou ne tombe.
- Ne jamais transporter l'appareil sur le côté ou la tête en bas.

#### Conditions de stockage

- L'appareil doit être stocké dans son emballage d'origine.
- Ne stocker l'appareil que dans des locaux secs.

- La température de stockage doit être comprise entre -20 °C et +60 °C.
- L'humidité de l'air ne doit pas être condensée. L'humidité de l'air doit être comprise entre 10 % et 80 %.

## 4.2 Fixer la sécurité de transport

Personnel :

- Utilisateur formé

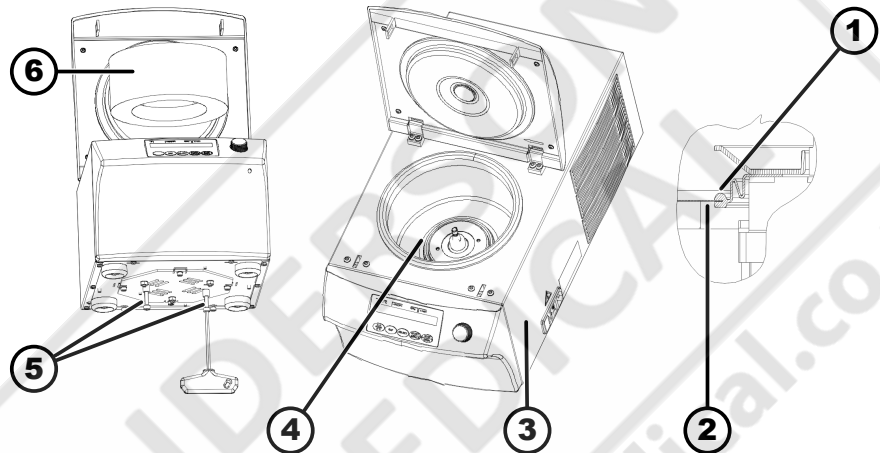


Fig. 13 : Sécurité de transport

- 1 Soufflet d'étanchéité
- 2 Bord de la chambre de centrifugation
- 3 côté droit de l'appareil
- 4 Cache-moteur
- 5 Vis et manchons d'écartement
- 6 Cylindre en mousse

1. ➤ Ouvrir le couvercle.

2. ➤ Sur MIKRO 200 R :

Vérifier le bon positionnement du soufflet d'étanchéité (1) sous le cache-moteur (4) : Le bord de la chambre de centrifugation (2) doit se trouver dans la gorge du soufflet d'étanchéité.

3. ➤ Insérer le cylindre en mousse (6).

4. ➤ Fermer le couvercle.

5. ➤ Basculer l'appareil sur le côté droit de l'appareil (3).

6. ➤ Visser 2 vis avec les 2 manchons d'écartement (5).

## 5 Mise en service

### 5.1 Déballage de la centrifugeuse



#### ATTENTION

Risque d'écrasement dû à des pièces qui tombent de l'emballage de transport.

- Maintenir l'appareil en équilibre pendant le déballage.
- N'ouvrir l'emballage qu'aux endroits prévus à cet effet.



## ATTENTION

Risque de blessure en soulevant des charges lourdes.

- Prévoir un nombre adéquat d'assistants.
- Tenir compte du poids. Voir ➔ *Chapitre 3.1 « Données techniques » à la page 9.*



## REMARQUE

Domages à l'appareil en cas de levage non conforme.

- Ne pas soulever la centrifugeuse par le panneau de commande ou par le support du panneau de commande.

Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Si disponible : Retirer les bandes d'emballage.
2. ➤ Soulever le carton vers le haut et retirer le rembourrage.
3. ➤ Retirer les accessoires et les conserver en lieu sûr.
4. ➤ Placer l'appareil sur une surface stable et plane.

## 5.2 Retirer la sécurité de transport

Personnel :

- Utilisateur formé

Le couvercle est fermé.

1. ➤ Basculer l'appareil sur le côté droit de l'appareil (3).

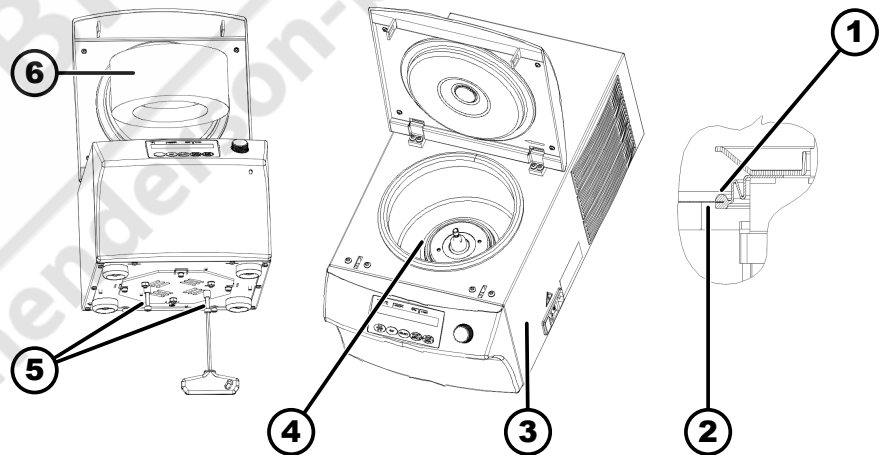


Fig. 14 : Sécurité de transport

- 1 Soufflet d'étanchéité
- 2 Bord de la chambre de centrifugation
- 3 côté droit de l'appareil
- 4 Cache-moteur
- 5 Vis et manchons d'écartement
- 6 Cylindre en mousse

2. ➤ Retirer les 2 vis et les 2 manchons d'écartement (5).
3. ➤ Conserver les vis et les douilles d'écartement en lieu sûr.
4. ➤ Ouvrir le couvercle.
5. ➤ Retirer le cylindre en mousse (6).

6. ➤ Conserver le cylindre en mousse en lieu sûr.

7. ➤ Sur MIKRO 200 R :

Vérifier le bon positionnement du soufflet d'étanchéité (1) sous le cache-moteur (4) : Le bord de la chambre de centrifugation (2) doit se trouver dans la gorge du soufflet d'étanchéité.

### 5.3 Mise en place et raccordement de la centrifugeuse

#### Mise en place de la centrifugeuse



#### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en raison d'une distance trop faible par rapport à la centrifugeuse.

- Pendant un cycle de centrifugation, conformément à EN / CEI 61010-2-020, aucune personne, aucune matière dangereuse et aucun objet ne doivent se trouver dans une **zone de sécurité de 300 mm** autour de la centrifugeuse.
- Une distance de **300 mm** doit être respectée par rapport aux fentes et aux ouvertures de ventilation de la centrifugeuse.



#### ATTENTION

Risque d'écrasement et d'endommagement de l'appareil en cas de chute due à des changements de position provoqués par des vibrations.

- Placer l'appareil sur une surface stable et plane
- Choisir la surface d'installation en fonction du poids de l'appareil.



#### REMARQUE

Endommagement des échantillons et de l'appareil en raison d'une température ambiante supérieure ou inférieure à la température maximale autorisée.

- Respecter la température ambiante maximale et minimale autorisée pour l'installation de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil à côté d'une source de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Ne pas exposer l'appareil au gel.

#### Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Placer l'appareil sur une surface stable et plane.

2. ➤ Respecter une distance de 300 mm autour de l'appareil.

3. ➤ Respecter les conditions ambiantes indiquées dans les caractéristiques techniques (➔ *Chapitre 3.1 « Données techniques » à la page 9*).



## Raccordement de la centrifugeuse



### REMARQUE

#### Domages causés à l'appareil par du personnel non autorisé

- Les interventions et modifications sur les appareils par des personnes non autorisées se font à leurs propres risques et entraînent la perte de tous les droits de garantie et de responsabilité.



### REMARQUE

#### Endommagement de l'appareil par la condensation.

En cas de différence de température entre le froid et le chaud, il y a un risque de formation de condensation sur les composants électrotechniques. Le condensat qui se forme peut provoquer un court-circuit ou détruire l'électronique.

- Réchauffer l'appareil pendant au moins 3 heures dans une pièce chaude avant de le brancher sur le secteur.  
ou
- Faire chauffer pendant 30 minutes dans une pièce froide.

#### Personnel :

- Utilisateur formé

1. Si l'appareil est protégé en plus par un disjoncteur différentiel dans l'installation du bâtiment, il faut utiliser un disjoncteur différentiel de type B.

En cas d'utilisation d'un autre type, il peut arriver que le disjoncteur différentiel ne coupe pas l'appareil en présence d'un défaut sur l'appareil ou qu'il coupe l'appareil alors qu'il n'y a pas de défaut sur l'appareil.

2. Vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
3. Brancher l'appareil à une prise de courant normalisée à l'aide du câble d'alimentation.

## 5.4 Mettre en marche et arrêter la centrifugeuse

### Mettre en marche la centrifugeuse

#### Personnel :

- Utilisateur formé

- Mettre l'interrupteur d'alimentation en position *///*.

- ➔ Selon le type de centrifugeuse, les touches clignotent.

Les affichages suivants apparaissent successivement selon le type de centrifugeuse :

- le modèle de centrifugeuse et la version du programme
- Lorsque le couvercle est fermé : Pour les centrifugeuses avec refroidissement, affichage « *OPEN OEFFNEN* ». Sur les centrifugeuses sans refroidissement, le couvercle s'ouvre.
- Lorsque le couvercle est ouvert Les dernières données de centrifugation utilisées.

### Éteindre la centrifugeuse

Le rotor s'arrête.

- Mettre l'interrupteur d'alimentation en position */0/*.

## 6 Utilisation

### 6.1 Ouvrir et fermer le couvercle

#### Ouvrir le couvercle

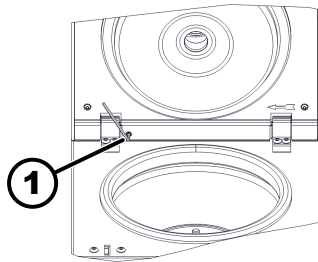


Fig. 15 : Couvercle

1 Vis de réglage

#### Personnel :

- Utilisateur formé

La centrifugeuse est en marche.

Le rotor s'arrête.

→ Appuyer sur la touche [STOP/OPEN].

- ➔ Le couvercle se déverrouille de manière motorisée.

Ouvrir le couvercle.

Le couvercle s'ouvre automatiquement à environ 45°.

Pour modifier l'angle d'ouverture, tourner la vis de réglage (1) à l'aide de la clé hexagonale à ergots fournie.

- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : Le couvercle s'ouvre moins.
- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Le couvercle s'ouvre davantage.

#### Fermer le couvercle



#### ⚠ ATTENTION

Risque d'écrasement lors de la fermeture du couvercle.

Risque d'écrasement des doigts lorsque le moteur de fermeture tire le couvercle contre le joint.

- Lors de la fermeture du couvercle, aucune partie du corps ne doit se trouver dans la zone dangereuse du couvercle.
- Pour fermer le couvercle, appuyer sur le haut du couvercle.



#### REMARQUE

Dommmages à l'appareil dû au claquement du couvercle.

- Fermer lentement le couvercle.
- Ne pas claquer le couvercle.



Lorsque le côté gauche de la touche [STOP/OPEN] clignote, appuyer sur la touche [STOP/OPEN] pour que le verrouillage motorisé du couvercle prenne la position initiale (ouvert).

#### Personnel :

- Utilisateur formé

→ Fermer le couvercle et appuyer légèrement sur le bord avant du couvercle.

- ➔ Verrouillage motorisé du couvercle.

Le côté gauche de la touche [STOP/OPEN] s'allume.

## 6.2 Démontage et remontage du rotor

### Déposer le rotor

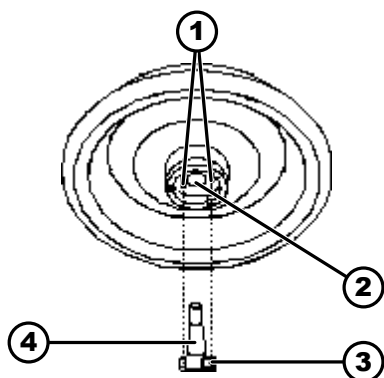


Fig. 16 : Montage et démontage du rotor

- 1 Tige de toc d'entraînement
- 2 Alésage du rotor
- 3 Toc d'entraînement
- 4 Arbre du moteur

### Poser le rotor

#### Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Ouvrir le couvercle.
2. ➤ Desserrer l'écrou de serrage du rotor à l'aide de la clé fournie.
  - Après avoir dépassé le point de pression de décollement, le rotor se détache du cône de l'arbre moteur (4).
3. ➤ Tourner l'écrou de serrage jusqu'à ce que le rotor puisse être soulevé de l'arbre du moteur.
4. ➤ Retirer le rotor.

#### Personnel :

- Utilisateur formé

Le couvercle est ouvert.

1. ➤ Nettoyer l'arbre du moteur (4) et l'alésage du rotor (2).
2. ➤ Graisser légèrement l'arbre du moteur (4), voir ➔ *Chapitre 8.2 « Instructions de nettoyage et de désinfection » à la page 33.*
3. ➤ Placer le rotor verticalement sur l'arbre du moteur (4).  
Les deux tiges du toc d'entraînement (1) sur la face inférieure du rotor ne peuvent pas reposer sur le toc d'entraînement (3) lors du vissage du rotor.
4. ➤ Serrer à la main l'écrou de serrage du rotor à l'aide de la clé fournie.
5. ➤ Vérifier que le rotor est bien fixé.

## 6.3 Charger

### Remplir les fioles de centrifugation



#### AVERTISSEMENT

**Risque de blessure par des échantillons contaminés.**

De l'échantillon contaminé s'échappe de la fiole d'échantillon pendant la centrifugation.

- N'utiliser que des récipients de centrifugation avec des bouchons à vis spéciaux pour les substances dangereuses.
- Pour les matériaux des groupes de risque 3 et 4, utiliser un système de biosécurité en plus des récipients de centrifugation verrouillables (voir le manuel 'Laboratory Biosafety Manual' de l'OMS).

**REMARQUE**

Dommmages à l'appareil dus à des substances fortement corrosives.

Les substances fortement corrosives peuvent nuire à la résistance mécanique des rotors, des nacelles et des accessoires.

- Ne pas centrifuger de substances fortement corrosives.



Les tubes de centrifugation standard en verre peuvent supporter des charges allant jusqu'à RZB 4000 (DIN 58970 partie 2).

**Personnel :**


- Utilisateur formé

→ Remplir les tubes de centrifugation à l'extérieur de la centrifugeuse.

La quantité maximale de remplissage des tubes de centrifugation indiquée par le fabricant ne doit pas être dépassée.

Pour les rotors angulaires, les tubes de centrifugation ne doivent être remplis que jusqu'à ce qu'aucun liquide ne puisse être éjecté des fioles pendant le cycle de centrifugation.

Afin de réduire au maximum les différences de poids à l'intérieur des tubes de centrifugation, veiller à un niveau de remplissage homogène dans les tubes.

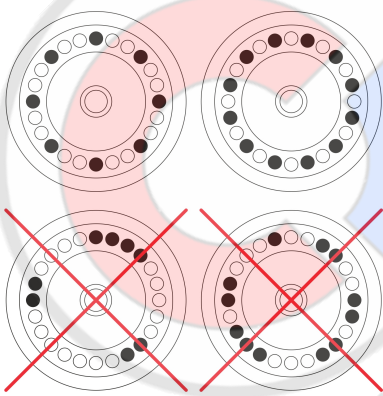**Chargement des rotors angulaires****Personnel :**

- Utilisateur formé


1. → Vérifier que le rotor est bien fixé.

2. → Les tubes de centrifugation doivent être répartis uniformément sur tous les emplacements du rotor.

Lors du chargement du rotor, aucun liquide ne doit pénétrer dans le rotor et dans la chambre de centrifugation.

Pour les rotors, remplir les tubes de centrifugation uniquement jusqu'à un niveau où aucun liquide ne risque d'être éjecté des tubes pendant le cycle de centrifugation.

La charge autorisée est indiquée sur chaque rotor. Ce poids ne doit pas être dépassé.

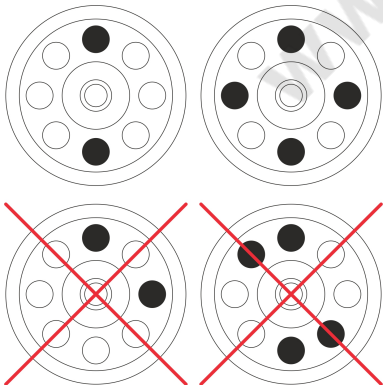

## 6.4 Ouvrir et fermer le système de sécurité BIO

### 6.4.1 Explication

L'utilisateur doit prendre des mesures appropriées lors de la centrifugation de substances ou de mélanges de substances dangereuses qui sont toxiques, radioactives ou contaminées par des micro-organismes pathogènes. Il faut toujours utiliser des récipients de centrifugation avec des bouchons à vis spéciaux pour les substances dangereuses.

Pour les matières des groupes de risque 3 et 4, il convient d'utiliser un système de biosécurité en plus des tubes de centrifugation verrouillables (voir le manuel « Laboratory Biosafety Manual » de l'Organisation mondiale de la santé).

Dans un système de sécurité biologique, un joint biologique (bague d'étanchéité) empêche les gouttelettes et les aérosols de s'échapper.

Si la nacelle d'un système de sécurité biologique est utilisée sans le couvercle, il faut en retirer l'anneau d'étanchéité pour éviter d'endommager l'anneau d'étanchéité pendant le cycle de centrifugation.

Les systèmes de biosécurité endommagés ne sont plus étanches d'un point de vue microbiologique.

Sans l'utilisation d'un système de sécurité biologique, une centrifugeuse n'est pas microbiologiquement étanche au sens de la norme EN / CEI 61010-2-020.

#### Stockage des systèmes de biosécurité

Pour éviter d'endommager les anneaux d'étanchéité pendant le stockage, les systèmes de sécurité biologiques doivent être stockés avec le couvercle ouvert.

### 6.4.2 Couvercle avec fermeture à vis sans alésage

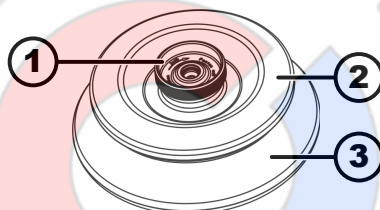


Fig. 17 : Système de BIOSécurité

- 1 Poignée tournante
- 2 Couvercle
- 3 Rotor

#### Fermer

1. ➔ Placer le couvercle (2) au centre du rotor (3).
2. ➔ Tourner le couvercle (2) au niveau de la poignée tournante (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fermé.

#### Ouvrir

1. ➔ Tourner le couvercle (2) au niveau de la poignée tournante (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit ouvert.
2. ➔ Retirer le couvercle (2) du rotor (3).

## 6.5 Centrifugation

### 6.5.1 Centrifugation en continu

#### Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Régler les minutes et les secondes sur « ∞ » ou appeler un programme de marche en continu.
2. ➤ Appuyer sur la touche *[START/IMPULSE]*.
  - Le cycle de centrifugation est lancé.

La touche *[START/IMPULSE]* s'allume pendant le cycle de centrifugation.

Le décompte du temps commence à « 00:00 ».

Pendant le cycle de centrifugation, le régime du rotor ou la valeur ACR, la température dans la chambre de centrifugation (uniquement sur les centrifugeuses avec refroidissement) et le temps écoulé sont affichés.
3. ➤ Appuyer sur la touche *[STOP/OPEN]* pour interrompre le cycle de centrifugation.

La décélération s'effectue avec le niveau de freinage réglé. Le niveau de freinage est affiché.

Lorsque le rotor s'arrête, un signal sonore retentit.

« OPEN » « OUVRIER » s'affiche.

### 6.5.2 Centrifugation avec présélection de la durée

Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Régler les paramètres de centrifugation ou appeler un programme.
2. ➤ Appuyer sur la touche *[START/IMPULSE]*.
  - Le cycle de centrifugation est lancé.

La touche *[START]* s'allume pendant le cycle de centrifugation.

Pendant le cycle de centrifugation, le régime du rotor ou la valeur ACR, la température dans la chambre de centrifugation (uniquement sur les centrifugeuses avec refroidissement) et le temps restant sont affichés.
3. ➤ Une fois le temps écoulé ou si le cycle de centrifugation est interrompu, le ralentissement s'effectue avec le niveau de freinage sélectionné.
  - Le niveau de freinage est affiché.

Lorsque le rotor s'arrête, un signal sonore retentit.

« OPEN » « OUVRIER » s'affiche.

Le côté droit de la touche *[STOP/OPEN]* s'allume lorsque la centrifugeuse commence à ralentir.

Le côté gauche de la touche *[STOP/OPEN]* s'allume lorsque le rotor est à l'arrêt.

Le voyant de la touche *[START/IMPULSE]* et le côté droit de la touche *[STOP/OPEN]* s'éteignent.

### 6.5.3 Centrifugation de courte durée

Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Appuyer sur la touche [START/IMPULS] et la maintenir enfoncée.
  - La touche [START/IMPULS] s'allume pendant le cycle de centrifugation.

Le décompte du temps commence à 00:00.

Pendant le cycle de centrifugation, le régime du rotor ou la valeur ACR, la température dans la chambre de centrifugation (uniquement sur les centrifugeuses avec refroidissement) et le temps écoulé sont affichés.
2. ➤ Relâcher la touche [START/IMPULSE] pour terminer le cycle de centrifugation.
  - La décélération s'effectue avec le niveau de freinage réglé. Le niveau de freinage est affiché.

Lorsque le rotor s'arrête, un signal sonore retentit.

« OPEN » « OUVRIER » s'affiche.

## 6.6 Fonction d'arrêt rapide

Personnel :

- Utilisateur formé

➤ Appuyer deux fois sur la touche [STOP/OPEN].

- Le ralentissement avec le niveau de freinage « 9 » (délai de ralentissement le plus court) est affiché et exécuté.

## 7 Utilisation du logiciel

### 7.1 Paramètres de centrifugation

#### 7.1.1 Accélération centrifuge relative ACR

L'accélération centrifuge relative ACR dépend du régime et du rayon de centrifugation.

L'accélération centrifuge relative ACR est exprimée comme un multiple de l'accélération de la pesanteur terrestre (g).

L'accélération centrifuge relative ACR est une valeur numérique sans unité et sert à comparer les performances de séparation et de sédimentation.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

ACR = Accélération centrifuge relative

RPM = Régime en tr/min

r = rayon de centrifugation en mm = distance entre le centre de l'axe de rotation et le fond du tube de centrifugation.

## 7.1.2 Centrifugation de substances ou de mélanges de substances d'une densité supérieure à 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

Lors de la centrifugation à régime maximal, la densité des substances ou des mélanges de substances ne doit pas dépasser 1,2 kg/dm<sup>3</sup>. Pour les substances ou les mélanges de substances ayant une densité plus élevée, le régime doit être réduit. Le régime autorisé peut être calculé selon la formule suivante :

$$\text{Vitesse de centrifugation lente } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densité supérieure [kg/dm}^3]}} \times \text{Vitesse de rotation maximum [RPM]}$$

Par exemple : Régime maximal 4000 tr/min, densité 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} \times 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Si, dans un cas exceptionnel, la charge maximale indiquée sur la nacelle est dépassée, le régime doit également être réduit. Le régime autorisé peut être calculé selon la formule suivante :

$$\text{Vitesse de centrifugation lente } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{Charge maximum (g)}}{\text{Charge réelle (g)}}} \times \text{Vitesse de rotation maximum [RPM]}$$

Par exemple : Régime maximal 4000 tr/min, charge maximale 300 g, charge réelle 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} \times 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du fabricant.

## 7.2 Programmation

### 7.2.1 Protection en écriture des programmes

Les programmes peuvent être protégés contre toute modification involontaire.





La protection en écriture peut être activée ou désactivée comme suit, lorsque le rotor est à l'arrêt :

1. Appuyer sur la touche *[SELECT]* et la maintenir enfoncée.
  - ➔ Après 8 secondes, « *SOUND/BELL* » s'affiche.
2. Appuyer sur la touche *[SELECT]*.
  - ➔ « *LOCK* » s'affiche.
3. Régler avec *[Bouton rotatif]* « *OFF* » ou « *ON* ».
  - OFF = les programmes ne sont pas protégés en écriture
  - ON = les programmes sont protégés en écriture
4. Appuyer sur la touche *[START/IMPULS]*.
  - ➔ Le réglage est enregistré.
  - Est réglé sur ON : « *\*\*\*lock\*\*\** » s'affiche brièvement.
  - Est réglé sur OFF : « *\*\*\*ok\*\*\** » s'affiche brièvement.







### 7.2.2 Appeler ou charger un programme

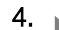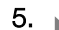1. Sélectionner le paramètre *[SELECT]* avec la touche « *PROG RCL* ».

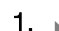

2.  Régler l'emplacement de programme souhaité à l'aide du *[Bouton rotatif]*.
3.  Appuyer sur la touche *[START/IMPULS]*.
  - « \*\*\* ok \*\*\* » s'affiche brièvement.  
Les données de centrifugation de l'emplacement de programme souhaité s'affichent
4.  Pour vérifier les paramètres : Appuyer plusieurs fois sur la touche *[SELECT]*.
5.  Pour quitter l'affichage des paramètres : Appuyer sur la touche *[OPEN/STOP]* ou n'appuyer sur aucune touche pendant 8 secondes.

### 7.2.3 Saisir ou modifier le programme

1.  Appeler le programme.
2.  En cas de besoin : Appuyer sur la touche *[ACR]* pour passer de l'affichage RPM à l'affichage ACR (« > < »).
3.  En cas de besoin : Appuyer sur la touche *[SELECT]* pour sélectionner le paramètre souhaité et le régler à l'aide de *[Tête rotative]*.  
Pour régler la marche continue, les paramètres tr/min et tr/s doivent être mis sur 0 avec le *[Bouton rotatif]*. La marche continue est indiquée à l'écran par « ∞ ».
4.  Sélectionner le paramètre *[SELECT]* avec la touche « *PROG STO* ».
5.  Régler l'emplacement de programme souhaité à l'aide du *[Bouton rotatif]*.
6.  Appuyer sur la touche *[START/IMPULS]*.
  - Les réglages sont enregistrés à l'emplacement de programme souhaité  
« \*\*\* ok \*\*\* » s'affiche brièvement.  
Si l'on appuie sur la touche *[START/IMPULS]* sans que le paramètre « *PROG STO* » soit sélectionné, les réglages sont toujours enregistrés à l'emplacement de programme #.

## 7.3 Refroidissement (pour les centrifugeuses avec refroidissement)



### 7.3.1 Remarques sur le refroidissement

La consigne de température peut être réglée de -10 °C à +40 °C.  
La température la plus basse pouvant être atteinte dépend du rotor.

### 7.3.2 Refroidissement en mode veille

Après un cycle de centrifugation, le refroidissement en mode veille est différé et l'écran affiche « *Couvercle déverrouillé* ».

La durée de la temporisation est réglable de 1 à 5 minutes, par intervalles de 1 minute. Elle est pré-réglée à 1 minute.

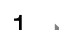- Le rotor s'arrête.
  - Le couvercle est ouvert
1.  Appuyer sur la touche *[Refroidissement]* et la maintenir enfoncée.
    - Après 8 secondes, « *tr/min = X* » s'affiche.
  2.  Régler la durée de la temporisation souhaitée avec le *[Bouton rotatif]*.

3. ➤ Appuyer sur la touche *[START/IMPULS]*.
  - Le réglage est enregistré.
    - « *\*\*\* ok \*\*\** » s'affiche brièvement.
4. ➤ Appuyer deux fois sur la touche *[STOP/OPEN]* ou attendre 8 secondes pour quitter le menu.

### 7.3.3 Démarrer le pré-refroidissement du rotor

Le rotor s'arrête.

1. ➤ Appuyer sur la touche *[Refroidissement]*.
2. ➤ Appuyer sur la touche *[STOP/OPEN]*.
  - Le pré-refroidissement du rotor est terminé.
    - Le ralentissement s'effectue avec le niveau de freinage sélectionné.
    - Le niveau de freinage est affiché.

### Régler

Le régime de pré-refroidissement est réglable de 500 RPM jusqu'au régime maximal du rotor, par paliers de 10. Il est pré-réglé à 10000 tr/min.

- Le rotor s'arrête.
  - Le couvercle est ouvert.
1. ➤ Appuyer sur la touche *[Refroidissement]* et la maintenir enfoncée.
    - Après 8 secondes, « *tr/min = X* » s'affiche.
  2. ➤ Appuyer sur la touche *[Refroidissement]*.
    - Le régime de pré-refroidissement « *RPM = XXXX* » s'affiche.
  3. ➤ Régler le régime de pré-refroidissement avec le *[Bouton rotatif]*.
  4. ➤ Appuyer sur la touche *[START/IMPULS]*.
    - Le réglage est enregistré.
      - « *\*\*\* ok \*\*\** » s'affiche brièvement.
  5. ➤ Appuyer deux fois sur la touche *[STOP/OPEN]* ou attendre 8 secondes pour quitter le menu.


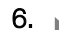
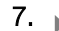
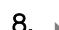


## 7.4 Menu de la machine

### 7.4.1 Consulter les informations système

#### Demande de paramètres




Le rotor s'arrête.

1. ➤ Appuyer sur la touche *[SELECT]* pendant 8 secondes et la maintenir enfoncée.
  - « *SOUND/BELL* » s'affiche.
2. ➤ Appuyer sur la touche *[SELECT]* jusqu'à ce que « *FU/CCI -S.* » s'affiche.
  - Version du programme du variateur de fréquence
3. ➤ Appuyer sur la touche *[SELECT]* jusqu'à ce que « *HOURS* » s'affiche.
  - Heures de service internes (temps pendant lequel la centrifugeuse a été allumée)
4. ➤ Tourner vers la droite avec le *[Bouton rotatif]*.
  - « *STARTS* » s'affiche.
    - Nombre de cycles de centrifugation

5.  Tourner vers la droite avec le [Bouton rotatif].
  - « ROTORCHG1 » s'affiche.  
Heure de service interne du dernier changement de rotor
6.  Tourner vers la droite avec le [Bouton rotatif].
  - « ROTORCHG2 » s'affiche.  
Heure de service interne de l'avant-dernier changement de rotor
7.  Tourner vers la droite avec le [Bouton rotatif].
  - « OPhoursCHG » s'affiche.  
Heure de service interne du dernier changement d'heure de service
8.  Tourner vers la droite avec le [Bouton rotatif].
  - « IMBALCHG » s'affiche.  
Heure de service interne de la dernière modification de l'arrêt du déséquilibre
9.  Tourner vers la droite avec le [Bouton rotatif].
  - « OffsetCHG » s'affiche.  
Heure de service interne de la dernière compensation de décalage
10.  Appuyer sur la touche STOP/OPEN pour quitter le menu.

## 7.4.2 Consulter les heures de service

Le rotor est à l'arrêt.

1.  Appuyer sur la touche [SELECT] et la maintenir enfoncée.
  - Après 8 secondes, « SOUND/BELL » s'affiche.
2.  Appuyer sur la touche [SELECT] jusqu'à ce que « CONTROL: » s'affiche.
  - « CONTROL: » et les heures de service s'affichent.
3.  Appuyer sur la touche [STOP/OPEN] pour quitter le menu.

## 7.4.3 Signal sonore



### 7.4.3.1 Généralités

Le signal sonore retentit :

- après l'apparition d'une perturbation dans l'intervalle de 2 s.
- après la fin du cycle de centrifugation et l'arrêt du rotor dans l'intervalle de 30 s.

Le signal sonore s'arrête en ouvrant le couvercle ou en appuyant sur n'importe quelle touche.

### 7.4.3.2 Régler le signal acoustique

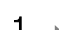1.  Appuyer sur la touche [SELECT] et la maintenir enfoncée.
  - Après 8 secondes « SOUND / BELL ON » ou « SOUND / BELL OFF » s'affiche.
2.  Régler avec [Bouton rotatif] « OFF » ou « ON ».
  - OFF = signal sonore désactivé
  - ON = signal sonore activé

3. ➤ Appuyer sur la touche [START/IMPULS].

➔ Le réglage est enregistré.

« \*\*\* ok \*\*\* » s'affiche brièvement.

## 8 Nettoyage et entretien

### 8.1 Tableau récapitulatif

Chap.	Tâches à effectuer	en cas de besoin	tous les jours	toutes les semaines	tous les ans	page
<b>8</b>	<b>Nettoyage et entretien</b>					32
<b>8.3</b>	<b>Nettoyage</b>					33
8.3	Nettoyage de l'appareil		X			33
8.3	Nettoyage des systèmes de biosécurité			X		33
8.3	Nettoyage des accessoires			X		34
<b>8.4</b>	<b>Désinfection</b>					34
8.4	Désinfection de l'appareil	X				34
8.4	Désinfection des accessoires	X				34
<b>8.5</b>	<b>Maintenance</b>					35
8.5	Graisser le joint en caoutchouc de la chambre d'essorage			X		35
8.5	Graisser le joint en caoutchouc du système de biosécurité			X		35
8.5	Vérification des accessoires			X		35
8.5	Vérifier le système de biosécurité			X		35
8.5	Vérifier que la chambre de centrifugation n'est pas endommagée				X	35
8.5	Graisser l'arbre moteur				X	35
8.5	Accessoires à durée d'utilisation limitée	X				36
8.5	Remplacer les fioles de centrifugation	X				36

## 8.2 Instructions de nettoyage et de désinfection



### DANGER

Risque de contamination de l'utilisateur en cas de nettoyage insuffisant ou de non-respect des consignes de nettoyage.

- Respecter les consignes de nettoyage.
- Porter un équipement de protection individuelle lors du nettoyage de l'appareil.
- Respecter les règles de laboratoire (par exemple TRBAs, IfSG, plan d'hygiène) pour la manipulation d'agents biologiques.

- L'appareil et les accessoires ne doivent pas être nettoyés dans une machine à laver.
- Ne procéder qu'à un nettoyage à la main et à une désinfection liquide.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser 25 °C.
- Pour éviter les phénomènes de corrosion dus aux produits de nettoyage ou de désinfection, il est impératif de respecter les consignes d'utilisation spécifiques du fabricant du produit de nettoyage ou de désinfection.

### Désinfectant :

- Désinfectant pour surfaces (pas de désinfectant pour mains ou instruments)
- L'éthanol comme seule substance active.  
Ne pas désinfecter le hublot du couvercle de l'appareil avec un mélange d'éthanol et de propanol.
- Concentration non inférieure à 30 %
- Valeur du pH : 6 - 8
- Non corrosif

## 8.3 Nettoyage

### Nettoyage de l'appareil

1. > Ouvrir le couvercle.
2. > Éteindre l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique.
3. > Retirer les accessoires.
4. > Nettoyer le boîtier de la centrifugeuse et la chambre d'essorage avec du savon ou un détergent doux et un chiffon humide.
5. > Après l'utilisation de produits de nettoyage, enlever les restes de produits de nettoyage avec un chiffon humide.
6. > Les surfaces doivent être séchées immédiatement après le nettoyage.
7. > En cas de formation de condensation, sécher la chambre d'essorage avec un chiffon absorbant.

### Nettoyage des systèmes de biosécurité

1. > Nettoyer le système de biosécurité avec le produit de nettoyage et un chiffon humide.
2. > Après l'utilisation de produits de nettoyage, enlever les restes de produits de nettoyage avec un chiffon humide.
3. > Sécher les accessoires immédiatement après le nettoyage avec un chiffon non pelucheux et de l'air comprimé exempt d'huile. Sécher complètement toutes les cavités avec de l'air comprimé exempt d'huile.

**Nettoyage des accessoires**

1. Nettoyer les accessoires avec le produit de nettoyage et un chiffon humide.
2. Après l'utilisation de produits de nettoyage, enlever les restes de produits de nettoyage avec un chiffon humide.
3. Sécher les accessoires immédiatement après le nettoyage avec un chiffon non pelucheux et de l'air comprimé exempt d'huile. Sécher complètement toutes les cavités avec de l'air comprimé exempt d'huile.

**8.4 Désinfection**

*Une désinfection doit toujours être précédée d'un nettoyage des composants concernés.*

*Voir → Chapitre 8.3 « Nettoyage » à la page 33*



*Concentration et temps d'action du désinfectant selon les indications du fabricant.*

**Désinfection de l'appareil****ATTENTION**

**Risque de blessure dû à la pénétration d'eau ou d'autres liquides.**

- Protéger l'appareil contre les liquides provenant de l'extérieur.
- Ne pas effectuer de désinfection par pulvérisation sur l'appareil.

1. Ouvrir le couvercle.
2. Éteindre l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique.
3. Retirer les accessoires.
4. Nettoyer le boîtier et la chambre d'essorage avec un désinfectant.
5. Après l'utilisation de désinfectants, enlever les résidus du désinfectant avec un chiffon humide.
6. Les surfaces doivent être séchées immédiatement après le nettoyage.

**Désinfection des accessoires**

1. Désinfecter les accessoires avec le désinfectant.
2. Humidifier toutes les cavités de désinfectant, sans bulles d'air.
3. Après l'utilisation de désinfectants, laisser sécher ou enlever les résidus du désinfectant.

**Autoclave**

Les accessoires suivants peuvent être autoclavés à 121 °C / 250 °F (20 min) :

- Rotors libres
- Rotors angulaires en aluminium
- Nacelles en métal
- Couvercle avec joint biologique
- Insertion

Il n'est pas possible de se prononcer sur le degré de stérilité.

Les couvercles des rotors et des nacelles doivent être retirés avant l'auto-clavage.

Le passage à l'autoclavage accélère le processus de vieillissement des matériaux. Il peut provoquer des changements de couleur. Après l'auto-clavage, les rotors et les accessoires doivent être contrôlés visuellement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés et les pièces éventuellement endommagées doivent être remplacées immédiatement.

En cas de signes de fissuration, de fragilisation ou d'usure, le joint concerné doit être remplacé. Pour les couvercles dont les bagues d'étanchéité ne sont pas remplaçables, il faut remplacer l'ensemble du couvercle.

Pour garantir l'étanchéité des biosystèmes, les bagues d'étanchéité doivent être remplacées après l'autoclavage.

## 8.5 Maintenance

**Graisser le joint en caoutchouc de la chambre d'essorage**

→ Frotter légèrement le joint d'étanchéité avec un produit d'entretien pour caoutchouc.

**Graisser le joint en caoutchouc du système de biosécurité**

→ Frotter légèrement le joint d'étanchéité avec un produit d'entretien pour caoutchouc.

**Vérification des accessoires**

1. → Les accessoires doivent être contrôlés pour vérifier l'absence d'usure et de dommages dus à la corrosion.
2. → Vérifier que le rotor est bien fixé.

**Vérifier le système de biosécurité**

1. → Vérifier visuellement que toutes les pièces du système de biosécurité ne sont pas endommagées.
2. → Vérifier la bonne position de montage de la ou des bagues d'étanchéité du système de biosécurité.
3. → Remplacer les pièces endommagées du système de biosécurité.
4. → En cas de signes de fissuration, de fragilisation ou d'usure, le joint concerné doit être immédiatement remplacé. Pour les couvercles dont les bagues d'étanchéité ne sont pas remplaçables, il faut remplacer l'ensemble du couvercle.

**Vérifier que la chambre de centrifugation n'est pas endommagée**

→ Vérifier que la chambre de centrifugation n'est pas endommagée.

**Graisser l'arbre moteur**

1. → Retirer les accessoires.
2. → Nettoyer l'arbre du moteur.
3. → Après l'utilisation de produits de nettoyage, enlever les restes de produits de nettoyage avec un chiffon humide.
4. → Graisser l'arbre moteur avec de la graisse en tube Hettich 4051.
5. → L'excès de graisse dans la chambre d'essorage doit être éliminé.

### Accessoires à durée d'utilisation limitée

L'utilisation de certains accessoires est limitée dans le temps. Pour des raisons de sécurité, les accessoires ne doivent plus être utilisés lorsque soit le nombre maximal de cycles de fonctionnement autorisé indiqué sur ceux-ci, soit la date d'expiration indiquée sur ceux-ci est atteinte.

- Le nombre maximal de cycles de fonctionnement autorisé ou la date d'expiration sont indiqués sur les accessoires.
- La centrifugeuse est équipée d'un compteur de cycles.

### Remplacer les fioles de centrifugation



#### ATTENTION

#### Risque de blessure par bris de verre.

En cas de bris de verre, des éclats de verre et des liquides contaminés peuvent se trouver à l'intérieur de la centrifugeuse.

- Porter des gants résistants aux coupures.
- Porter des lunettes de sécurité et un masque.

En cas de fuite ou de bris de fioles de centrifugation, les parties cassées des fioles, les éclats de verre et les matières centrifugées qui se sont écoulées doivent être entièrement éliminés. Les éclats de verre restants provoquent d'autres bris de verre.

Les inserts en caoutchouc et les manchons en plastique des rotors doivent être remplacés après un bris de verre.

S'il s'agit de matériel infectieux, une désinfection doit être effectuée.

## 9 Dépannage


### 9.1 Description de l'anomalie

Si le tableau des pannes ne permet pas de remédier à l'anomalie, il faut en informer le service après-vente. Indiquer le type de centrifugeuse et le numéro de série. Ces deux numéros sont indiqués sur la plaque signalétique de la centrifugeuse.

\* Le numéro d'erreur n'apparaît pas sur l'écran.

Description d'erreur	Origine	Remède
pas d'affichage	Pas de tension. Fusibles d'entrée du réseau défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifier la tension d'alimentation.</li> <li>■ Vérifier les fusibles d'entrée du réseau.</li> <li>■ L'interrupteur d'alimentation est en position [I].</li> </ul>
TACHO - ERROR 1, 2	Tachymètre défectueux. Moteur, défaut électronique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le couvercle.</li> <li>■ Mettre l'interrupteur d'alimentation en position [O].</li> <li>■ Attendre au moins 10 secondes.</li> <li>■ Tourner vigoureusement le rotor à la main.</li> <li>■ Mettre l'interrupteur d'alimentation en position [I]. Pendant la mise en marche, le rotor doit tourner.</li> </ul>
IMBALANCE 3*	Le rotor est chargé de manière inégale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le couvercle.</li> <li>■ Vérifier le chargement du rotor.</li> <li>■ Répéter le cycle de centrifugation.</li> </ul>



Description d'erreur	Origine	Remède
CONTROL - ERROR 4, 6	Erreur de verrouillage du couvercle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 8	Erreur de verrouillage du couvercle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le couvercle.</li> <li>■ Mettre l'interrupteur d'alimentation en position [0].</li> <li>■ Attendre au moins 10 secondes.</li> <li>■ Tourner vigoureusement le rotor à la main.</li> <li>■ Mettre l'interrupteur d'alimentation en position [I]. Pendant la mise en marche, le rotor doit tourner.</li> </ul>
N > MAX 5	Surrégime.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
N < MIN 13	Sous-régime.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
MAINS INTERRUPT 11*	Coupure du réseau pendant le cycle de centrifugation. Le cycle de centrifugation n'est pas terminé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le couvercle.</li> <li>■ Appuyer sur la touche [START/IMPULS].</li> <li>■ En cas de besoin : Répéter le cycle de centrifugation.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 21, 22, 25, 27, 29	Erreur/défaut électronique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 23	Erreur/défaut de l'unité de commande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
SER I/O-ERROR 30, 31, 33, 36	Erreur/défaut électronique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
°C * -ERROR 51-53, 55	Erreur/défaut électronique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 60-64, 67, 68, 82-86	Erreur/défaut électronique/moteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
SYNC-ERROR 90	Erreur/défaut électronique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 91, 92	Erreur/défaut du capteur de balourd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
KEYBOARD-ERROR	Erreur/défaut de l'unité de commande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU.</li> </ul>
 La partie gauche de l'écran s'allume.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Informer le service après-vente.</li> </ul>

## 9.2 Effectuer une RÉINITIALISATION DU RÉSEAU

1. ➤ Mettre l'interrupteur d'alimentation en position [0].
2. ➤ Attendre 10 secondes.

3. ➤ Mettre l'interrupteur d'alimentation en position *///*.

### 9.3 Déverrouillage d'urgence

En cas de panne de courant, le couvercle ne peut pas être déverrouillé par un moteur. Un déverrouillage manuel d'urgence doit être effectué.



#### ⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution lors de travaux de maintenance et d'entretien sur un appareil sous tension.

- Débrancher l'appareil avant d'effectuer des travaux de maintenance ou d'entretien.



#### AVERTISSEMENT

Risque de coupure et d'écrasement par le rotor en mouvement.

- N'ouvrir le couvercle que lorsque le rotor est à l'arrêt.

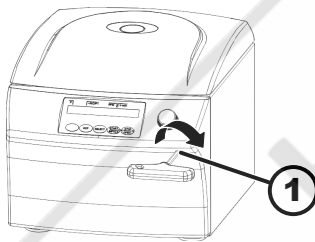


Fig. 18 : Déverrouillage d'urgence

1 Alésage

Personnel :

- Utilisateur formé

1. ➤ Regarder par la fenêtre du couvercle pour s'assurer que le rotor est à l'arrêt.
2. ➤ Introduire la clé hexagonale horizontalement dans l'alésage (1) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle s'ouvre.
3. ➤ Retirer la clé hexagonale à ergots de l'alésage (1).
4. ➤ Lorsque le courant est rétabli, vérifier si le côté gauche de la touche [STOP/OPEN] clignote.

Lorsque le côté gauche de la touche [STOP/OPEN] clignote, appuyer sur la touche [STOP/OPEN] pour que le verrouillage motorisé du couvercle reprenne la position initiale (ouvert).

### 9.4 Remplacer le fusible d'entrée du réseau



#### ⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution lors de travaux de maintenance et d'entretien sur un appareil sous tension.

- Débrancher l'appareil avant d'effectuer des travaux de maintenance ou d'entretien.

Personnel :

- Utilisateur formé

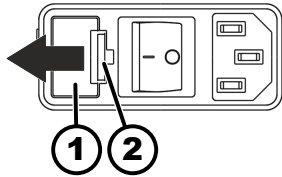


Fig. 19 : Fusible d'entrée du réseau

- 1 Porte-fusible
- 2 Fermeture à déclic

Les fusibles d'alimentation se trouvent à côté de l'interrupteur d'alimentation.

L'interrupteur d'alimentation est en position [O].

1. ➤ Débrancher le câble d'alimentation de la prise de l'appareil.
2. ➤ Appuyer les fermetures à déclic (2) contre le porte-fusible (1) et le retirer.
3. ➤ Remplacer les fusibles d'entrée du réseau défectueux.  
N'utiliser que des fusibles ayant la valeur nominale définie pour le type, voir tableau ci-dessous.
4. ➤ Insérer le porte-fusible (1) jusqu'à ce que la fermeture à déclic s'enclenche.
5. ➤ Rebrancher l'appareil sur le secteur.

Modèle	Type	Fusible	N° de commande
MIKRO 200	2400	T 3,15 AH/250 V	E997
MIKRO 200	2400-01	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405, 2405-07	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405-01	T 8 AH/250 V	E738

## 10 Mise au rebut

### 10.1 Remarques générales



**L'appareil peut être éliminé par le fabricant.**

Pour un retour, il faut toujours demander un formulaire de retour (RMA).

Si nécessaire, contacter le service technique du fabricant.

- **Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tuttlingen, Allemagne
- Tél. : +49 7461 705 1400
- E-mail : [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)



#### ⚠ AVERTISSEMENT

**Risque de pollution et de contamination pour les personnes et l'environnement**

L'élimination incorrecte ou inappropriée de la centrifugeuse peut provoquer une pollution ou une contamination des personnes et de l'environnement.

- Le démontage et l'élimination ne doivent être effectués que par un spécialiste du service après-vente formé et agréé.

L'appareil est destiné à un usage professionnel (« Business to Business » - B2B).

Conformément à la directive 2012/19/UE, les appareils ne doivent plus être éliminés avec les déchets ménagers.

Les appareils sont classés dans les groupes suivants selon la fondation Elektro-Altgeräte Register (EAR) :

- Groupe 1 (échangeurs de chaleur)
- Groupe 5 (petits appareils)

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les réglementations en matière d'élimination des déchets peuvent varier d'un pays à l'autre. En cas de besoin, adressez-vous au fournisseur.



Fig. 20 : Interdiction des déchets ménagers

HENDERSON  
BIOMEDICAL  
www.henderson-biomedical.co.uk

## 11 Index

### 1, 2, 3 ...

(Dés)activer le  
signal acoustique. . . . . 31

### A

Accélération centrifuge relative  
ACR. . . . . 27  
Accessoires. . . . . 16  
à durée d'utilisation limitée. . . . . 36  
l'appareil. . . . . 34  
Autoclave. . . . . 34

### C

Centrifugation  
avec présélection de la durée. . . . . 26  
avec une densité de tissu plus élevée. . . . . 28  
en continu. . . . . 25  
Centrifugation de courte durée. . . . . 26  
Chargement. . . . . 23  
Charger un  
programme. . . . . 28  
Protection en écriture. . . . . 28  
Condition de transport. . . . . 17  
Conditions de stockage. . . . . 17  
Consignes de sécurité. . . . . 7  
Consignes de sécurité générales. . . . . 7  
Consulter les informations  
système. . . . . 30  
Contenu de la livraison. . . . . 16  
Couvercle  
fermer. . . . . 22  
ouvrir. . . . . 22  
Cycles de centrifugation  
système. . . . . 31

### D

Déballage. . . . . 18  
Dépannage. . . . . 36  
Désinfecter  
l'appareil. . . . . 34  
Désinfection. . . . . 34

### E

Élimination. . . . . 39  
Entretien. . . . . 35  
Intervalles. . . . . 32  
Équipement de protection. . . . . 6  
Équipement de protection individuelle. . . . . 6  
Éteindre. . . . . 21  
Étiquettes  
sur l'appareil. . . . . 14  
sur l'emballage. . . . . 13

### F

Fixer la sécurité  
de transport. . . . . 18  
radioactives. . . . . 19  
Formation du personnel. . . . . 7

### G

Graisser l'arbre  
en caoutchouc. . . . . 35  
Graisser le joint  
en caoutchouc. . . . . 35

### H

Heures de service  
système. . . . . 31

### M

Marche continue. . . . . 25  
Mauvaise utilisation prévisible. . . . . 6  
Messages d'erreur. . . . . 36  
Mise en marche. . . . . 21  
Mise en place de la centrifugeuse. . . . . 20  
Modifier le  
de programmes. . . . . 29

### N

Nettoyage. . . . . 33  
Nettoyage et désinfection  
Remarques. . . . . 33  
Nettoyer  
l'appareil. . . . . 33  
Nettoyer les  
accessoires. . . . . 34  
Nettoyer les systèmes  
de biosécurité. . . . . 33  
NETZ-RESET. . . . . 37

### P

Pièces de rechange. . . . . 16  
Pièces de rechange d'origine. . . . . 16  
Plaque signalétique. . . . . 12  
Poser  
du rotor. . . . . 24  
le rotor. . . . . 23

### Q

Qualification du personnel. . . . . 6  
Qualifications du personnel. . . . . 6

### R

Raccordement de la centrifugeuse. . . . . 21  
Remplacer les fioles  
de centrifugation. . . . . 36  
Remplir. . . . . 23  
Responsabilité de l'exploitant. . . . . 7  
Retour. . . . . 17

### S

Saisir le  
programme. . . . . 29  
Symboles. . . . . 5

### T

Trouble shooting. . . . . 36

U

Utilisation non prévue. . . . . 6  
Utilisation prévue. . . . . 5

V

Vérifier la chambre  
de centrifugation. . . . . 35  
Vérifier les  
accessoires. . . . . 35  
Vérifier les systèmes  
de biosécurité. . . . . 35



# Istruzioni per l'uso

MIKRO 200 / 200 R



Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

©2022 - Tutti i diritti riservati

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 Tuttlingen/Germania

Telefono: +49 (0)7461/705-0

Fax: +49 (0)7461/705-1125

E-mail: [info@hettichlab.com](mailto:info@hettichlab.com), [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)

Internet: [www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)





## Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni su questo documento.</b>	<b>5</b>
1.1	Campo applicativo del documento.	5
1.2	Nota sul genere.	5
1.3	Simboli e identificazioni utilizzati in questo documento.	5
<b>2</b>	<b>Sicurezza.</b>	<b>5</b>
2.1	Usò previsto.	5
2.2	Requisiti del personale.	6
2.3	Responsabilità dell'operatore.	7
2.4	Avvertenze di sicurezza.	7
<b>3</b>	<b>Panoramica dell'apparecchio.</b>	<b>9</b>
3.1	Dati tecnici.	9
3.2	Registrazione europea.	13
3.3	Etichette importanti sulla confezione.	13
3.4	Etichette importanti sull'apparecchio.	14
3.5	Elementi di comando e di visualizzazione.	14
3.5.1	Controllo.	14
3.5.2	Elementi di visualizzazione.	15
3.5.3	Elementi operativi.	15
3.6	Pezzi di ricambio originali.	16
3.7	Dotazione.	16
3.8	Reso.	16
<b>4</b>	<b>Trasporto e stoccaggio.</b>	<b>17</b>
4.1	Condizioni di trasporto e stoccaggio.	17
4.2	Fissaggio della protezione di trasporto.	17
<b>5</b>	<b>Messa in funzione.</b>	<b>18</b>
5.1	Disimballaggio della centrifuga.	18
5.2	Rimozione della sicurezza di trasporto.	19
5.3	Installazione e collegamento della centrifuga.	20
5.4	Accensione e spegnimento della centrifuga.	21
<b>6</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>22</b>
6.1	Apertura e chiusura del coperchio.	22
6.2	Montaggio e smontaggio del rotore.	22
6.3	Caricamento.	23
6.4	Apertura e chiusura del sistema di biosicurezza.	25
6.4.1	Spiegazione.	25
6.4.2	Coperchio con tappo a vite senza foro.	25
6.5	Centrifugazione.	25
6.5.1	Centrifugazione in funzionamento continuo.	25
6.5.2	Centrifugazione con preselezione del tempo.	26
6.5.3	Centrifugazione breve.	26
6.6	Funzione di arresto rapido.	27

<b>7</b>	<b>Funzionamento del software</b>	<b>27</b>
7.1	Parametri di centrifugazione	27
7.1.1	Accelerazione relativa della centrifuga RCF	27
7.1.2	Centrifugazione di sostanze o miscele di sostanze con una densità superiore a 1,2 kg/dm <sup>3</sup>	27
7.2	Programmazione	28
7.2.1	Protezione da scrittura per i programmi	28
7.2.2	Richiamo o caricamento del programma	28
7.2.3	Inserimento o modifica del programma	28
7.3	Raffreddamento (per centrifughe con raffreddamento)	29
7.3.1	Indicazioni raffreddamento	29
7.3.2	Raffreddamento in standby	29
7.3.3	Preraffreddamento del rotore	29
7.4	Machine Menu	30
7.4.1	Richiamo delle informazioni di sistema	30
7.4.2	Richiamo delle ore di esercizio	31
7.4.3	Segnale acustico	31
7.4.3.1	Generalità	31
7.4.3.2	Impostazione del segnale acustico	31
<b>8</b>	<b>Pulizia e cura</b>	<b>31</b>
8.1	Tabella riassuntiva	31
8.2	Istruzioni per la pulizia e la disinfezione	32
8.3	Pulizia	33
8.4	Disinfezione	33
8.5	Manutenzione	34
<b>9</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>36</b>
9.1	Descrizione dell'errore	36
9.2	Eeguire un RESET DI ALIMENTAZIONE	37
9.3	Sblocco di emergenza	37
9.4	Sostituzione del fusibile di ingresso della rete	38
<b>10</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>39</b>
10.1	Note generali	39
<b>11</b>	<b>Indice analitico</b>	<b>40</b>

## 1 Informazioni su questo documento

### 1.1 Campo applicativo del documento

- Leggere in modo accurato e per intero il presente documento prima di mettere in funzione l'apparecchio.  
Eventualmente attenersi anche alle ulteriori schede informative allegate.
- Questo documento fa parte dell'apparecchio e deve essere conservato a portata di mano.
- In caso si ceda l'apparecchio a terzi, consegnare anche il presente documento.
- La versione aggiornata del documento nelle varie lingue disponibili è riportata sulla pagina Internet del costruttore: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Nota sul genere

La forma maschile o femminile della lingua utilizzata serve a facilitare la lettura. Nell'interesse della parità di trattamento, i termini corrispondenti si applicano a tutti i generi in egual misura e valore.

### 1.3 Simboli e identificazioni utilizzati in questo documento

#### Simboli generali

Le seguenti identificazioni sono utilizzate nel presente documento per evidenziare istruzioni per l'uso, risultati, elenchi, riferimenti e altri elementi:

Identificazione	Spiegazione
1. ➔ 2. ➔ 3. ➔ ... ➔	Istruzioni per l'uso passo-passo
➔	Risultati delle azioni
➔	Riferimenti alle sezioni del documento e ai documenti applicabili
■ ... ■ ...	Elenchi in ordine sparso
[Pulsante]	Elementi operativi (ad esempio: pulsanti, interruttori)
«Display»	Elementi di visualizzazione (ad esempio: spie di segnalazione, elementi dello schermo)

## 2 Sicurezza

### 2.1 Uso previsto

#### Uso previsto

La centrifuga **MIKRO 200 / 200 R** è un dispositivo medico-diagnostico in vitro conforme al regolamento sui dispositivi medici diagnostici in vitro (UE) 2017/746. Il dispositivo è utilizzato per la centrifugazione e l'arricchimento di materiale campione di origine umana per la successiva elaborazione a fini diagnostici. L'utilizzatore può di volta in volta regolare i parametri fisici modificabili entro i limiti stabiliti dal dispositivo.

La centrifuga può essere utilizzata solo da personale qualificato in laboratori al chiuso. La centrifuga è destinata solo all'uso citato. L'uso previsto comprende anche l'osservanza di tutte le istruzioni del manuale operativo e il rispetto delle operazioni di ispezione e manutenzione. Qualsiasi altra forma di utilizzo è da considerarsi non conforme. La ditta Andreas Hettich GmbH & Co. KG è responsabile per i danni eventualmente risultanti.

### Uso non previsto

- La centrifuga non è adatta all'uso in atmosfere esplosive, radioattive, biologiche o chimicamente contaminate.
- Quando si centrifugano sostanze pericolose o miscele di sostanze tossiche, radioattive o contaminate da microrganismi patogeni, l'utilizzatore è tenuto ad adottare misure adeguate.  
In linea di principio, il costruttore consiglia l'uso esclusivo di provette per centrifuga con tappi a vite speciali per sostanze pericolose.  
Per i materiali dei gruppi di rischio 3 e 4, utilizzare provette per centrifuga richiudibili con tappi a vite con sistema di biosicurezza.
- Il costruttore sconsiglia di effettuare la centrifugazione di materiali infiammabili o esplosivi.
- Il costruttore sconsiglia la centrifugazione di materiali in grado di reagire tra loro a livello chimico sprigionando notevole energia.

### Uso improprio prevedibile

Nell'ambito della destinazione d'uso, il costruttore consiglia di utilizzare esclusivamente gli accessori da lui approvati.  
Utilizzare la centrifuga solo sotto supervisione.

## 2.2 Requisiti del personale

### Qualifiche richieste

L'utente ha letto per intero le istruzioni per l'uso e ha familiarizzato con l'apparecchio.



#### AVVISO

#### Danneggiamento dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato

- La manomissione e la modifica dell'apparecchio da parte di persone non autorizzate sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore e comportano la perdita di tutti i diritti di garanzia e di responsabilità.

### Utente formato

L'utente è istruito o formato sulle attività di laboratorio ed è in grado di eseguire i compiti a lui assegnati e di riconoscere ed evitare autonomamente i possibili pericoli.

### Dispositivi di protezione individuale

La mancanza o l'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale aumenta il rischio di danni alla salute e di lesioni.

- Utilizzare solo dispositivi di protezione personale in condizioni adeguate.
- Utilizzare solo dispositivi di protezione individuale adeguati alla persona (ad esempio, per quanto riguarda le dimensioni).
- Osservare le istruzioni per ulteriori dispositivi di protezione da usare in caso di attività specifiche.

## 2.3 Responsabilità dell'operatore



*Per un uso corretto e sicuro dell'apparecchio, seguire le istruzioni contenute in questo documento.*

*Conservare le istruzioni per l'uso per future consultazioni.*

### Fornitura di informazioni

- L'osservanza delle istruzioni contenute nel presente documento aiuta:
  - a evitare situazioni di pericolo;
  - a ridurre al minimo i costi di riparazione e i tempi di inattività;
  - ad aumentare l'affidabilità e la durata dell'apparecchio.
- L'operatore è responsabile dell'osservanza delle norme e degli standard aziendali e delle leggi nazionali.
- Annotare e conservare la revisione del documento separatamente dal documento stesso. In caso di smarrimento, il documento può essere sostituito con la revisione corretta.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso nel luogo di utilizzo dell'apparecchio.
- Consegnare le istruzioni per l'uso all'acquirente in caso di vendita dell'apparecchio.

### Formazione del personale

La mancanza di conoscenze nell'utilizzo dell'apparecchio può causare gravi lesioni o morte.

- Istruire il personale sulle mansioni da svolgere e sui rischi associati in base alle istruzioni.

## 2.4 Avvertenze di sicurezza



### *Segnalazione degli incidenti gravi e degli eventi con obbligo di notifica*

*In caso di incidenti gravi o con obbligo di notifica con il dispositivo o i suoi accessori, questi devono essere segnalati al produttore e, se del caso, all'autorità competente in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.*



### **PERICOLO**

**Rischio di contaminazione per l'utilizzatore a causa di una pulizia insufficiente o della mancata osservanza delle istruzioni di pulizia.**

- Osservare le istruzioni per la pulizia.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale durante la pulizia dell'apparecchio.
- Osservare le norme di laboratorio (ad esempio TRBA, IfSG, piano di igiene) per la manipolazione di agenti biologici.

**PERICOLO**

**Pericolo di incendio e di esplosione per la presenza di sostanze pericolose nei campioni.**

- Osservare le normative e le linee guida pertinenti per la manipolazione di prodotti chimici e sostanze pericolose.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive (ad esempio, agenti estrattivi pericolosi e corrosivi come il cloroformio, acidi forti).

**AVVERTIMENTO**

**Pericoli dovuti a una manutenzione insufficiente o non tempestiva.**

- Rispettare gli intervalli di manutenzione.
- Controllare che l'apparecchio non presenti danni o difetti visibili.  
In caso di danni o difetti visibili, mettere l'apparecchio fuori servizio e informare il tecnico dell'assistenza.

 **AVVERTIMENTO**

**Pericolo di scosse elettriche dovute all'ingresso di acqua o altri liquidi.**

- Proteggere l'unità dai liquidi provenienti dall'esterno.
- Non versare liquidi all'interno dell'apparecchio.
- Trasportare l'apparecchio utilizzando l'imballaggio di trasporto originale.

 **AVVERTIMENTO**

**Contaminazione con sostanze e miscele pericolose!**

In caso di sostanze e miscele di sostanze tossiche, radioattive e/o contaminate da microrganismi patogeni, osservare le seguenti misure:

- In linea di principio, utilizzare solo provette per centrifuga con tappi a vite speciali per sostanze pericolose.
- Per i materiali dei gruppi di rischio 3 e 4, utilizzare provette per centrifuga richiudibili con tappi a vite con sistema di biosicurezza.
- Senza l'utilizzo di un sistema di biosicurezza, l'apparecchio non è a tenuta microbiologica ai sensi della norma EN / IEC 61010-2-020.
- Se necessario, contattare il produttore.



### AVVERTIMENTO

**Rischio di lesioni e danni all'apparecchio a causa del rotore allentato.**

- Quando si monta il rotore, il trascinatore dell'albero del rotore deve essere inserito correttamente nella scanalatura del rotore.
- Serrare a mano il dado di fissaggio del rotore.
- Controllare la tenuta del rotore.
- Rispettare gli intervalli di manutenzione.



### ATTENZIONE

**Rischio di lesioni dovuto alla rotazione del rotore**

Se il rotore viene spostato manualmente, i capelli lunghi e gli indumenti possono impigliarsi nel rotore.

- Legare i capelli lunghi.
- Non lasciare che gli indumenti rimangano appesi nella camera di centrifuga.



### AVVISO

**Danni all'elettronica dell'apparecchio a causa di una tensione o frequenza errata sull'interruttore dell'apparecchio.**

- Usare l'apparecchio con la tensione e la frequenza di rete corrette.

Il valore è riportato nei dati tecnici e sulla targhetta di identificazione.



### AVVISO

**Danneggiamento dell'unità e dei campioni a causa di un'interruzione prematura del programma.**

L'interruzione prematura del programma può essere causata da un'interruzione di corrente, da uno spegnimento durante l'esecuzione del programma o dallo scollegamento della spina di rete.

- Non spegnere l'apparecchio durante l'esecuzione del programma.
- Non eseguire lo sblocco di emergenza durante l'esecuzione del programma.
- Non staccare la spina durante l'esecuzione del programma.

## 3 Panoramica dell'apparecchio

### 3.1 Dati tecnici

Produttore	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Modello	MIKRO 200	
Tipo	2400	2400-01

Tensione di rete ( $\pm 10\%$ )	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Frequenza di rete	50-60 Hz	50-60 Hz
Valore di allaccio	240 VA	270 VA
Consumo energetico	1,2 A	2,7 A
Capacità max.	30 x 2,0 ml	
Densità max. ammissibile	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	
Velocità massima (RPM)	15000	
Accelerazione massima (RCF)	21382	
Energia cinetica max.	5800 Nm	
Obbligo di ispezione (regolamento DGUV 100-500) (vale solo per la Germania)	no	
<b>Condizioni ambientali (EN / IEC 61010-1):</b>		
Luogo di installazione	solo in ambienti interni	
Altitudine	fino a 2000 m sul livello del mare	
Temperatura ambiente	Da 2 °C a 40 °C	
Umidità dell'aria	umidità relativa massima dell'aria 80 % per temperature fino a 31 °C, decrescente in modo lineare fino al 50 % di umidità relativa a 40 °C.	
Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-443)	II	
Grado di inquinamento	2	
Classe di isolamento del dispositivo	I Non adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.	
<b>EMC:</b>		
Emissione di interferenze, immunità alle interferenze	EN / IEC 61326-1 Classe B	FCC Class B
Livello di rumore (a seconda del rotore)	$\leq 58$ dB(A)	
<b>Dimensioni:</b>		
Larghezza	275 mm	
Profondità	344 mm	



Altitudine	260 mm		
Peso	ca. 11,5 kg		
Produttore	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Modello	MIKRO 200 R		
Tipo	2405	2405-07	2405-01
Tensione di rete ( $\pm 10\%$ )	200-240 V 1~	200-240 V 1~	110-127 V 1~
Frequenza di rete	50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
Valore di allaccio	450 VA	2450 VA	630 VA
Consumo energetico	1,9 A	2,0 A	5,0 A
Refrigerante	R134A		
Capacità max.	30 x 2,0 ml		
Densità max. ammissibile	1,2 kg/dm <sup>3</sup>		
Velocità massima (RPM)	15000		
Accelerazione massima (RCF)	21382		
Energia cinetica max.	5800 Nm		
Obbligo di ispezione (regolamento DGUV 100-500) (vale solo per la Germania)	no		
<b>Condizioni ambientali (EN / IEC 61010-1):</b>			
Luogo di installazione	solo in ambienti interni		
Altitudine	fino a 2000 m sul livello del mare		
Temperatura ambiente	da 5 °C a 35 °C		
Umidità dell'aria	umidità relativa massima dell'aria 80 % per temperature fino a 31 °C, decrescente in modo lineare fino al 50 % di umidità relativa a 40 °C.		
Classi di protezione IP	IP 20		
Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-443)	II		
Grado di inquinamento	2		

Classe di isolamento del dispositivo	I Non adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.	
<b>EMC:</b>		
Emissione di interferenze, immunità alle interferenze	EN / IEC 61326-1, Classe B	FCC Class B
Livello di rumore (a seconda del rotore)	≤53 dB(A)	≤54 dB(A)
<b>Dimensioni:</b>		
Larghezza	281 mm	
Profondità	553 mm	
Altitudine	260 mm	
Peso	ca. 28 kg	

## Targhetta di identificazione

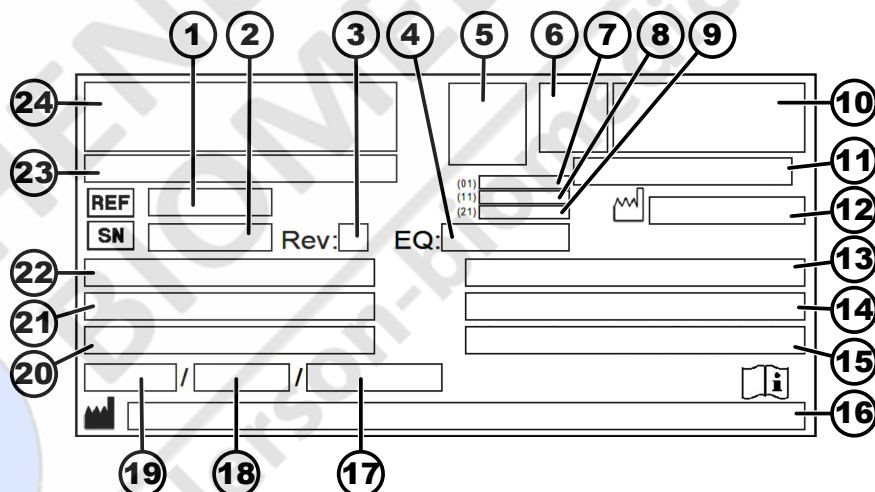


Fig. 1: Targhetta di identificazione

- 1 Numero articolo
- 2 Numero di serie
- 3 Revisione
- 4 Numero dell'apparecchiatura
- 5 Datamatrix Code
- 6 Se applicabile, identificazione se si tratta di un dispositivo medico o di un dispositivo diagnostico in vitro
- 7 Global Trade Item Number (GTIN)
- 8 Data di produzione
- 9 Numero di serie
- 10 Se applicabile, marchio EAC, marchio CE
- 11 Paese di produzione
- 12 Data di produzione
- 13 Frequenza di rete
- 14 Energia cinetica massima
- 15 Densità massima ammissibile
- 16 Indirizzo del produttore
- 17 Se applicabile, Pressione del circuito del refrigerante
- 18 Se applicabile, Quantità di riempimento del refrigerante

- 19 Se applicabile, Tipo di refrigerante
- 20 Giri al minuto
- 21 Valori delle prestazioni
- 22 Tensione di rete
- 23 Se applicabile, Designazione dell'apparecchio
- 24 Logo del produttore

### 3.2 Registrazione europea

Conformità dell'apparecchio

Conformità dell'apparecchio alle direttive UE.



Single Registration Number

SRN: DE-MF-000010680

Basic-UDI-DI

Basic-UDI-DI	Assegnazione dell'apparecchio
040506740100109K	MIKRO 200 / 200 R (Dispositivo diagnostico in vitro)

### 3.3 Etichette importanti sulla confezione



**ALTO**

Questa è la posizione verticale corretta dell'imballaggio della spedizione per il trasporto e/o lo stoccaggio.




**FRAGILE**

Il contenuto dell'imballaggio della spedizione è fragile, per cui deve essere maneggiato con cura.



**PROTEGGERE DALL'UMIDITÀ**

L'imballaggio della spedizione deve essere tenuto al riparo dalla pioggia e conservato in un ambiente asciutto.

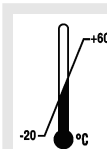

**TEMPERATURA LIMITE**

La confezione di trasporto deve essere conservata, trasportata e maneggiata entro l'intervallo di temperatura indicato (da -20 °C a +60 °C).



**UMIDITÀ LIMITE**

L'imballaggio della spedizione deve essere conservato, trasportato e maneggiato entro l'intervallo di umidità indicato (dal 10 % all' 80 %).



#### LIMITE PILA DI CONFEZIONI IN BASE AL NUMERO DI PEZZI

Numero massimo di confezioni identiche che possono essere impilate sulla confezione più bassa, dove "n" indica il numero di confezioni consentito. Il pacchetto più basso non è incluso in "n".

### 3.4 Etichette importanti sull'apparecchio



*Le etichette sull'apparecchio non devono essere rimosse, coperte da altre o nascoste.*



Attenzione, area di pericolo generica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per la messa in funzione e il funzionamento e osservare le norme di sicurezza!



avviso di rischio biologico.



Rotazione del rotore.

La direzione della freccia indica la direzione di rotazione del rotore.



Simbolo per la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla direttiva 2012/19/UE (RAEE).

Utilizzo nei Paesi dell'Unione europea, in Norvegia e in Svizzera.

### 3.5 Elementi di comando e di visualizzazione

#### 3.5.1 Controllo

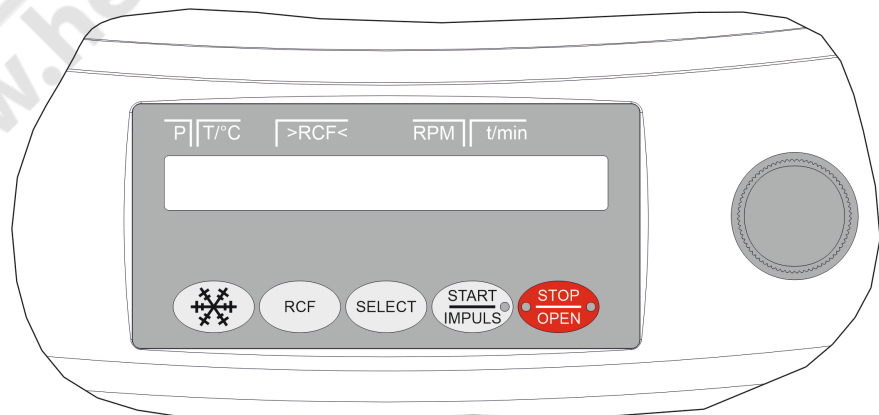


Fig. 2: Controllo (apparecchio con raffreddamento)

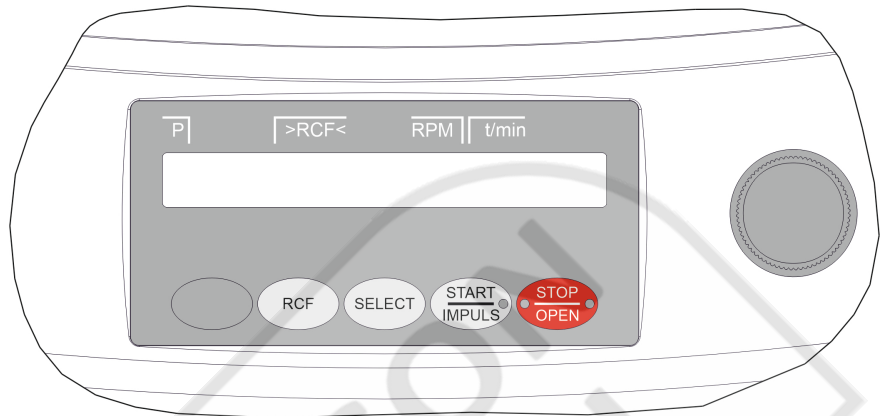


Fig. 3: Controllo (apparecchio senza raffreddamento)

### 3.5.2 Elementi di visualizzazione



Fig. 4: Pulsante [START/IMPULS]

- Il pulsante si accende durante la centrifugazione finché il rotore non è ancora fermo.



Fig. 5: Pulsante [STOP/OPEN]

- Il lato destro del pulsante si illumina quando la centrifuga è in fase di decelerazione. Il rotore non è ancora fermo.
- Il lato sinistro del pulsante si accende quando il rotore è fermo.
- La luce sul lato sinistro del pulsante si spegne quando il coperchio viene sbloccato.

### 3.5.3 Elementi operativi

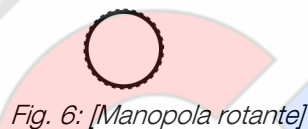


Fig. 6: [Manopola rotante]



Fig. 7: [Interruttore di rete]



Fig. 8: Pulsante [Raffreddamento]

- Impostazione dei singoli parametri. Ruotando in senso antiorario, il valore diminuisce. Ruotando in senso orario, il valore aumenta.

- Accendere e spegnere l'apparecchio.

- Avviare la centrifugazione per pre-raffreddare il rotore (solo per le centrifughe con raffreddamento).
- È possibile impostare la velocità di preraffreddamento. Il valore preimpostato è 10.000 giri/minuto.



Fig. 9: Pulsante [RCF]

- Passare dalla vista RCF alla vista RPM.
- Accelerazione relativa della centrifuga RCF. L'RCF è indicato tra parentesi > <.
- Velocità RPM.



Fig. 10: Pulsante [SELECT]

- Selezione dei singoli parametri.
- Scorrere in avanti nei menu.



Fig. 11: Pulsante [START/IMPULSE]

- Avviare il ciclo di centrifugazione.
- Centrifugazione breve. L'esecuzione della centrifugazione avviene finché il tasto è premuto.
- Salvare le voci e le modifiche.



Fig. 12: Pulsante [STOP/OPEN]

- Interrompere il ciclo di centrifugazione. Il rotore si interrompe con il parametro di decelerazione preselezionato.
- Premendo due volte il pulsante, si attiva la funzione di arresto rapido.
- Sbloccare il coperchio.
- Uscire dall'immissione dei parametri e dai menu.

### 3.6 Pezzi di ricambio originali

Utilizzare esclusivamente i ricambi originali del costruttore e gli accessori autorizzati.

### 3.7 Dotazione

Con la centrifuga vengono forniti i seguenti accessori:

- 1 chiave a perno esagonale (apertura 5 x 100)
- 1 cacciavite ad angolo a testa esagonale (apertura 2,5)
- 2 collegamento del fusibile
- 1 cavo di rete
- 1 copia delle istruzioni per l'uso
- 1 foglio informativo protezione di trasporto

I rotori e gli accessori corrispondenti sono forniti in base all'ordine.

### 3.8 Reso

Per il reso, richiedere sempre un apposito modulo di reso (RMA) originale del produttore. Senza un modulo di reso originale del produttore, non è possibile accettare e prenotare la merce in modo sicuro con il produttore. Il modulo di reso (RMA) contiene una dichiarazione di assenza di obiezioni (UBE), che deve essere compilata in ogni sua parte e allegata alla spedizione di reso.

Se l'apparecchio e/o gli accessori vengono restituiti al produttore, la spedizione di reso completa deve essere pulita e decontaminata dal mittente. Se i resi non vengono puliti e/o non sono sufficientemente decontaminati, il produttore provvederà a effettuare tale operazione e ad addebitare il costo al mittente.

Per la spedizione di reso, è necessario allegare le protezioni di trasporto originali, vedere ➔ *Capitolo 4 «Trasporto e stoccaggio» a pag. 17*. L'apparecchio deve essere spedito nell'imballaggio originale.

## 4 Trasporto e stoccaggio

### 4.1 Condizioni di trasporto e stoccaggio

#### Condizioni di trasporto



#### AVVISO

Danni all'apparecchio dovuti al mancato utilizzo delle protezioni di trasporto.

- Fissare le protezioni di trasporto prima di trasportare l'apparecchio.



#### AVVISO

Danni all'apparecchio dovuti alla condensa.

In presenza di una differenza di temperatura tra freddo e caldo, sussiste il rischio di formazione di condensa sui componenti elettrotecnici. La condensa che si forma può causare un cortocircuito o distruggere i componenti elettronici.

- Riscaldare l'apparecchio per almeno 3 ore in una stanza calda prima di collegarlo alla rete elettrica.  
oppure
- riscaldarlo per 30 minuti in una stanza fredda.

#### Condizioni di stoccaggio

- Prima del trasporto, fissare la protezione di trasporto e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- La temperatura di trasporto deve essere compresa tra -20 °C e +60 °C.
- L'umidità non deve condensare. L'umidità deve essere compresa tra il 10 % e l'80 %.
- Osservare il peso dell'apparecchio.
- In caso di trasporto con un ausilio di trasporto (ad esempio, un carrello di trasporto), l'ausilio di trasporto deve essere in grado di trasportare almeno 1,6 volte il peso di trasporto dell'apparecchio.
- Assicurare l'apparecchio contro il ribaltamento e la caduta durante il trasporto.
- Non trasportare mai l'apparecchio di traverso o capovolto.
- L'apparecchio deve essere conservato nella confezione originale.
- Conservare l'apparecchio solo in luoghi asciutti.
- La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra -20 °C e +60 °C.
- L'umidità non deve condensare. L'umidità deve essere compresa tra il 10 % e l'80 %.

### 4.2 Fissaggio della protezione di trasporto

#### Personale:

- Utente formato

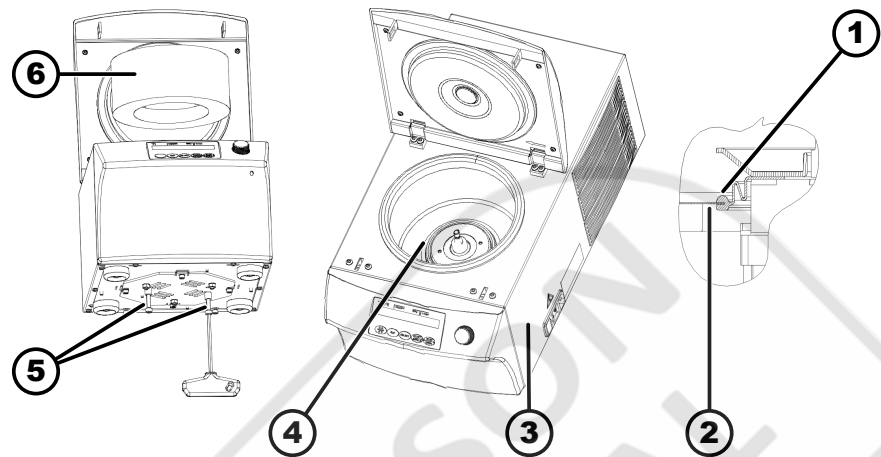


Fig. 13: Protezione di trasporto

- 1 Soffietti
- 2 Bordo della camera di centrifuga
- 3 Lato destro dell'apparecchio
- 4 Copertura del motore
- 5 Viti e manicotti distanziatori
- 6 Bombola di schiuma

1. ➤ Aprire il coperchio.

2. ➤ Nel MIKRO 200 R:

Controllare che il soffietto (1) sotto il coperchio del motore (4) sia montato correttamente: Il bordo della camera di centrifuga (2) deve trovarsi nella scanalatura del soffietto.

3. ➤ Inserire la bombola di schiuma (6).

4. ➤ Chiudere il coperchio.

5. ➤ Inclinare l'apparecchio sul lato destro (3).

6. ➤ Avvitare 2 viti con 2 manicotti distanziatori (5).

## 5 Messa in funzione

### 5.1 Disimballaggio della centrifuga



#### ATTENZIONE

Rischio di schiacciamento dovuto alla caduta di parti dall'imballaggio di trasporto.

- Mantenere l'apparecchio in equilibrio durante il processo di disimballaggio.
- Aprire l'imballaggio solo negli appositi punti.



#### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa del sollevamento di carichi pesanti.

- Provvedere a un numero adeguato di aiutanti.
- Osservare il peso. Vedere ➤ *Capitolo 3.1 «Dati tecnici» a pag. 9.*





## AVVISO

Danni all'apparecchio dovuti a un sollevamento improprio.

- Non sollevare la centrifuga dal pannello di controllo o dal supporto del pannello di controllo.

### Personale:

- Utente formato

1. Se presenti: rimuovere le cinghie di imballaggio.
2. Sollevare la confezione verso l'alto e rimuovere l'imbottitura.
3. Rimuovere gli accessori e riporli in modo sicuro.
4. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.

## 5.2 Rimozione della sicurezza di trasporto

### Personale:

- Utente formato

Il coperchio è chiuso.

1. Inclinare l'apparecchio sul lato destro (3).

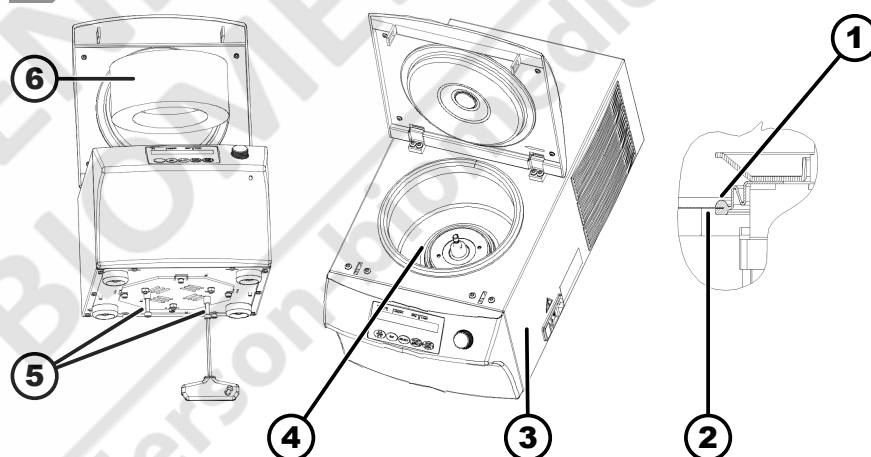


Fig. 14: Protezione di trasporto

- 1 Soffietti
- 2 Bordo della camera di centrifuga
- 3 Lato destro dell'apparecchio
- 4 Copertura del motore
- 5 Viti e manicotti distanziatori
- 6 Bombola di schiuma

2. Rimuovere 2 viti e 2 manicotti distanziatori (5).
3. Conservare le viti e i manicotti distanziatori in un luogo sicuro.
4. Aprire il coperchio.
5. Rimuovere la bombola di schiuma (6).
6. Riporre al sicuro la bombola di schiuma.
7. Nel MIKRO 200 R:

Controllare che il soffietto (1) sotto il coperchio del motore (4) sia montato correttamente: il bordo della camera di centrifuga (2) deve trovarsi nella scanalatura del soffietto.

## 5.3 Installazione e collegamento della centrifuga

### Installazione della centrifuga



#### AVVERTIMENTO

Rischio di lesioni a causa della distanza insufficiente dalla centrifuga.

- Durante una centrifugazione, secondo la norma EN / IEC 61010-2-020, non devono essere presenti persone, sostanze e oggetti pericolosi in un'area di **sicurezza di 300 mm** intorno alla centrifuga.
- È necessario mantenere una distanza di **300 mm** dalle fessure di ventilazione e dalle bocchette della centrifuga.



#### ATTENZIONE

Rischio di schiacciamento e di danneggiamento dell'apparecchio per caduta a causa dei cambiamenti di posizione provocati dalle vibrazioni.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Scegliere la superficie di installazione in base al peso dell'apparecchio.



#### AVVISO

Danneggiamento dei campioni e dell'apparecchio a causa del superamento o dell'abbassamento della temperatura ambiente massima consentita.

- Rispettare la temperatura ambiente massima e minima ammessa per l'installazione dell'apparecchio.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Non esporre l'apparecchio al gelo.

#### Personale:

- Utente formato

1. ➤ Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
2. ➤ Mantenere una distanza libera di 300 mm intorno all'apparecchio.
3. ➤ Rispettare le condizioni ambientali riportate nei dati tecnici (➔ *Capitolo 3.1 «Dati tecnici» a pag. 9*).

### Collegamento della centrifuga



#### AVVISO

Danneggiamento dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato

- La manomissione e la modifica dell'apparecchio da parte di persone non autorizzate sono a rischio e pericolo dell'utilizzatore e comportano la perdita di tutti i diritti di garanzia e di responsabilità.



## AVVISO

### Danni all'apparecchio dovuti alla condensa.

In presenza di una differenza di temperatura tra freddo e caldo, sussiste il rischio di formazione di condensa sui componenti elettrotecnici. La condensa che si forma può causare un cortocircuito o distruggere i componenti elettronici.

- Riscaldare l'apparecchio per almeno 3 ore in una stanza calda prima di collegarlo alla rete elettrica.  
oppure
- riscaldarlo per 30 minuti in una stanza fredda.

### Personale:

- Utente formato

1. Se l'unità è protetta anche da un interruttore differenziale nell'impianto dell'edificio, è necessario utilizzare un interruttore differenziale di tipo B.

Se si utilizza un tipo diverso, l'interruttore differenziale potrebbe non spegnere l'unità in caso di guasto, oppure spegnerla anche se non è presente alcun guasto.

2. Verificare che la tensione di rete corrisponda alle specifiche riportate sulla targhetta.

3. Collegare l'unità a una presa di corrente standardizzata utilizzando il cavo di rete.

## 5.4 Accensione e spegnimento della centrifuga

### Accensione della centrifuga

#### Personale:

- Utente formato

→ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione *II*.

➡ A seconda del tipo di centrifuga, i pulsanti lampeggiano.

A seconda del tipo di centrifuga, vengono mostrate una dopo l'altra le seguenti indicazioni:

- il modello della centrifuga e la versione del programma
- Quando il coperchio è chiuso: Per le centrifughe con raffreddamento, indicazione «*OPEN APRIRE*». Nelle centrifughe senza raffreddamento, il coperchio si apre.
- Quando il coperchio è aperto: gli ultimi dati di centrifugazione utilizzati.

### Spegnimento della centrifuga

Il rotore è fermo.

→ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione *I0*.

## 6 Funzionamento

### 6.1 Apertura e chiusura del coperchio

#### Apertura del coperchio

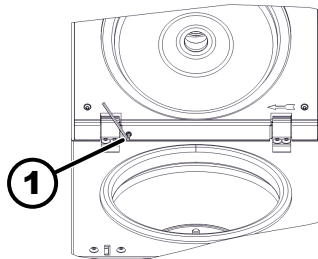


Fig. 15: Coperchio

1 Vite di regolazione

#### Personale:

- Utente formato

La centrifuga è accesa.

Il rotore è fermo.

→ Premere il pulsante [STOP/OPEN].

- ➔ Il coperchio viene sbloccato da un motore.

Aprire il coperchio.

Il coperchio si apre automaticamente di circa 45°.

Per modificare l'angolo di apertura, ruotare la vite di regolazione (1) con la chiave a brugola in dotazione.

- Rotazione in senso orario: il coperchio si apre di meno.
- Rotazione in senso antiorario: il coperchio si apre ulteriormente.

#### Chiusura del coperchio



#### ⚠ ATTENZIONE

**Pericolo di schiacciamento alla chiusura del coperchio.**

Pericolo di schiacciamento delle dita quando il motorino di chiusura del coperchio preme contro la guarnizione.

- In fase di chiusura del coperchio, nessuna parte del corpo deve trovarsi nell'area di pericolo del coperchio.
- Per chiudere il coperchio premere dall'alto sopra di esso.



#### ⚠ AVVISO

**Danni all'apparecchio causati dal coperchio che viene chiuso sbattendo.**

- Chiudere il coperchio lentamente.
- Non sbattere il coperchio.



Quando il lato sinistro del pulsante [STOP/OPEN] lampeggia, premere il pulsante [STOP/OPEN], in modo che la chiusura motorizzata del coperchio assuma la posizione di base (aperto).

#### Personale:

- Utente formato

→ Chiudere il coperchio e premere il bordo anteriore del coperchio leggermente verso il basso.

- ➔ Il coperchio viene bloccato da un motore.

Il lato sinistro del pulsante [STOP/OPEN] si accende.

### 6.2 Montaggio e smontaggio del rotore

#### Smontaggio del rotore

#### Personale:

- Utente formato

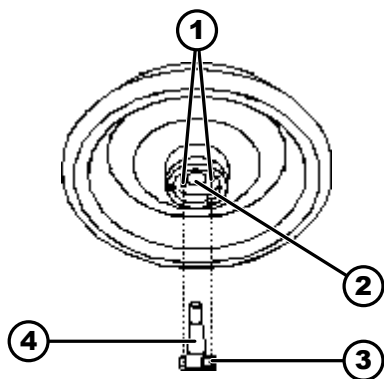


Fig. 16: Montaggio/smontaggio del rotore

- 1 Perna di trasmissione
- 2 Foro del rotore
- 3 Trascinatore
- 4 Albero motore

### Montaggio del rotore

#### Personale:

- Utente formato

Il coperchio è aperto.

1. ➤ Pulire l'albero motore (4) e il foro del rotore (2).
2. ➤ Lubrificare leggermente l'albero motore (4), vedere ➔ *Capitolo 8.2 «Istruzioni per la pulizia e la disinfezione» a pag. 32.*
3. ➤ Posizionare il rotore in verticale sull'albero motore (4).

I due perni di trasmissione (1) sul lato inferiore del rotore non devono poggiare sul trascinatore (3) quando il rotore è avvitato.

4. ➤ Serrare a mano il dado di fissaggio del rotore con la chiave in dotazione.
5. ➤ Controllare la tenuta del rotore.

## 6.3 Caricamento

### Riempimento delle provette per centrifuga



#### AVVERTIMENTO

Rischio di lesioni dovute a materiale di campionamento contaminato.

Il materiale contaminato del campione fuoriesce dal recipiente durante la centrifugazione.

- Utilizzare solo provette per centrifuga con tappi a vite speciali per sostanze pericolose.
- Per i materiali dei gruppi di rischio 3 e 4, oltre alle provette per centrifuga richiudibili con tappo a vite, è necessario utilizzare un sistema di biosicurezza (consultare il "Laboratory Biosafety Manual" dell'OMS).



**AVVISO**

**Danneggiamento dell'apparecchio a causa di sostanze altamente corrosive.**

Le sostanze altamente corrosive possono compromettere la resistenza meccanica di rotori, supporti e accessori.

- Non centrifugare sostanze altamente corrosive.



*Le provette da centrifuga in vetro standard possono essere caricate fino a RZB 4000 (DIN 58970 parte 2).*

**Personale:**

- Utente formato


→ Riempire le provette per centrifuga fuori dalla centrifuga.

La quantità massima di riempimento delle provette per centrifuga specificata dal produttore non deve essere superata.

Nel caso di rotori angolari, le provette per centrifuga possono essere riempite solo nella misura in cui il liquido non può essere espulso dalle provette durante la centrifugazione.

Per ridurre al minimo le differenze di peso all'interno delle provette per centrifuga, assicurarsi che le provette siano riempite in modo omogeneo.

**Caricamento dei rotori angolari**

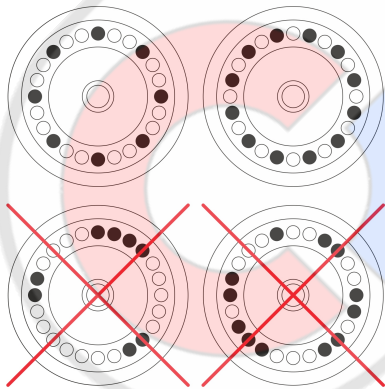

**Personale:**


- Utente formato

1. → Controllare la tenuta del rotore.
2. → Le provette per centrifuga devono essere distribuite in modo uniforme in tutti i punti del rotore.

Quando si carica il rotore, non deve penetrare alcun liquido nel rotore e nella camera di centrifugazione.

Nel caso di rotori, le provette per centrifuga possono essere riempite solo nella misura in cui il liquido non può essere espulso dalle provette durante la centrifugazione.

Il peso della quantità di riempimento ammessa è indicato su ogni rotore. Non superare il peso consentito.

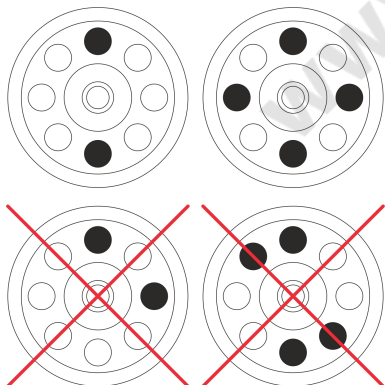

## 6.4 Apertura e chiusura del sistema di biosicurezza

### 6.4.1 Spiegazione

Quando si centrifugano sostanze pericolose o miscele di sostanze tossiche, radioattive o contaminate da microrganismi patogeni, l'utente è tenuto ad adottare misure adeguate.

È necessario utilizzare sempre provette per centrifuga con tappi a vite speciali per sostanze pericolose.

Per i materiali dei gruppi di rischio 3 e 4, oltre alle provette per centrifuga richiudibili con tappo a vite, è necessario utilizzare un sistema di biosicurezza (consultare il "Laboratory Biosafety Manual" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità).

In un sistema di biosicurezza, un bio-sigillo (anello di tenuta) impedisce la fuoriuscita di gocce e aerosol.

Se il supporto di un sistema di biosicurezza viene utilizzato senza il coperchio, l'anello di tenuta deve essere rimosso dal supporto per evitare di danneggiarlo durante la centrifugazione.

I sistemi di biosicurezza danneggiati non sono più a tenuta microbiologica.

Senza l'utilizzo di un sistema di biosicurezza, una centrifuga non è a tenuta microbiologica ai sensi della norma EN / IEC 61010-2-020.

#### Stoccaggio dei sistemi di biosicurezza

Per evitare di danneggiare gli anelli di tenuta durante lo stoccaggio, i sistemi di biosicurezza devono essere conservati sempre con il coperchio aperto.

### 6.4.2 Coperchio con tappo a vite senza foro

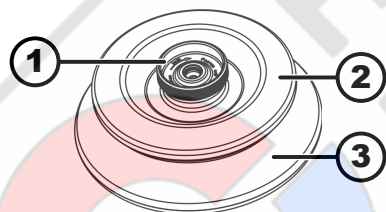


Fig. 17: Sistema di biosicurezza

- 1 Manopola rotante
- 2 Coperchio
- 3 Rotore

#### Chiusura

1. ➤ Posizionare il coperchio (2) al centro del rotore (3).
2. ➤ Ruotare il coperchio (2) con la manopola rotante (1) in senso orario fino a chiuderlo saldamente.

#### Apertura

1. ➤ Ruotare il coperchio (2) con la manopola rotante (1) in senso antiorario fino ad aprirlo.
2. ➤ Rimuovere il coperchio (2) dal rotore (3).



## 6.5 Centrifugazione

### 6.5.1 Centrifugazione in funzionamento continuo

#### Personale:

- Utente formato

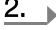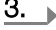


1. ➤ Impostare i minuti e i secondi su «∞» o richiamare un programma di funzionamento continuo.

2.  Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - ➔ Il ciclo di centrifugazione viene avviato.  
Il tasto *[START/IMPULSE]* è acceso durante la centrifugazione.  
Il conteggio del tempo inizia a «00:00».  
Durante la centrifugazione, vengono mostrati la velocità del rotore o il valore RCF, la temperatura nella camera di centrifuga (solo nella centrifuga con raffreddamento) e il tempo trascorso.
3.  Premere il pulsante *[STOP/OPEN]* per interrompere il ciclo di centrifugazione.
  - Il run-out avviene con il livello di frenata impostato. Viene mostrato il livello di frenata.  
Quando il rotore si ferma, viene emesso un segnale acustico.  
Compare «OPEN» «APRIRE».

## 6.5.2 Centrifugazione con preselezione del tempo

Personale:


- Utente formato

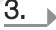1.  Impostare i parametri di centrifugazione o richiamare un programma.
2.  Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - ➔ Il ciclo di centrifugazione viene avviato.  
Il tasto *[START]* è acceso durante la centrifugazione.  
Durante la centrifugazione, vengono mostrati la velocità del rotore o il valore RCF, la temperatura nella camera di centrifuga (solo nella centrifuga con raffreddamento) e il tempo rimanente.
3.  Allo scadere del tempo o se la centrifugazione viene interrotta, il run-out avviene con il livello di frenata selezionato.
  - ➔ Viene mostrato il livello di frenata.  
Quando il rotore si ferma, viene emesso un segnale acustico.  
Compare «OPEN» «APRIRE».  
Il lato destro del pulsante *[STOP/OPEN]* si illumina quando la centrifuga è in fase di decelerazione.  
Il lato sinistro del pulsante *[STOP/OPEN]* si accende quando il rotore è fermo.  
Le spie del pulsante *[START/IMPULS]* e del lato destro del pulsante *[STOP/OPEN]* si spengono.

## 6.5.3 Centrifugazione breve

Personale:

- Utente formato

1.  Premere e tenere premuto il tasto *[START/IMPULS]*.
  - ➔ Il tasto *[START/IMPULS]* è acceso durante la centrifugazione.  
Il conteggio del tempo inizia a 00:00.  
Durante la centrifugazione, vengono mostrati la velocità del rotore o il valore RCF, la temperatura nella camera di centrifuga (solo nella centrifuga con raffreddamento) e il tempo trascorso.



2. ➤ Rilasciare il pulsante *[START/IMPULSE]* per interrompere il ciclo di centrifugazione.
- Il run-out avviene con il livello di frenata impostato. Viene mostrato il livello di frenata.
- Quando il rotore si ferma, viene emesso un segnale acustico.  
Compare «OPEN» «APRIRE».

## 6.6 Funzione di arresto rapido

Personale:

- Utente formato
- Premere due volte il pulsante *[STOP/OPEN]*.
- Viene mostrata ed eseguita la decelerazione con il livello di frenata "9" (il tempo di decelerazione più breve).

## 7 Funzionamento del software

### 7.1 Parametri di centrifugazione

#### 7.1.1 Accelerazione relativa della centrifuga RCF

L'accelerazione relativa della centrifuga RCF dipende dalla velocità e dal raggio di centrifugazione.

L'accelerazione relativa della centrifuga RCF è data come un multiplo dell'accelerazione dovuta alla gravità (g).

L'accelerazione relativa della centrifuga RCF è un valore numerico privo di unità e viene utilizzato per confrontare le prestazioni di separazione e sedimentazione.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = accelerazione relativa della centrifuga

RPM = velocità (giri/min.)

r = raggio di centrifugazione in mm = distanza dal centro dell'asse di rotazione al fondo della provetta per centrifuga.

#### 7.1.2 Centrifugazione di sostanze o miscele di sostanze con una densità superiore a 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

Quando si centrifuga alla massima velocità, la densità delle sostanze o delle miscele di sostanze non deve superare 1,2 kg/dm<sup>3</sup>. Per le sostanze o le miscele di sostanze con una densità maggiore, la velocità deve essere ridotta. La velocità consentita può essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{numero di giri ridotto } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densità maggiore [kg/dm}^3\text{]} * \text{regime massimo di rotazione [RPM]}}$$

Ad esempio: Velocità massima 4000 giri/min., densità 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Se, in casi eccezionali, si supera il carico massimo indicato sul supporto, anche la velocità deve essere ridotta. La velocità consentita può essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{numero di giri ridotto } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{carico massimo [g]}}{\text{carico effettivo [g]}}} * \text{regime massimo di rotazione [RPM]}$$

Ad esempio: Velocità massima 4000 giri/min., carico massimo 300 g, carico effettivo 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$





In caso di dubbi, contattare il produttore.

## 7.2 Programmazione






### 7.2.1 Protezione da scrittura per i programmi

I programmi possono essere protetti da modifiche non intenzionali.


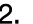
La protezione da scrittura può essere attivata o disattivata come segue quando il rotore è fermo:





1.  Premere e tenere premuto il tasto *[SELECT]*.
  - ➔ Dopo 8 secondi, appare «*SOUND/BELL*».
2.  Premere il pulsante *[SELECT]*.
  - ➔ Compare «*LOCK*».
3.  Impostare con *[Manopola rotante]* «*OFF*» o «*ON*».
  - OFF = i programmi non sono protetti da scrittura
  - ON = i programmi sono protetti da scrittura
4.  Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - ➔ L'impostazione viene salvata.
  - Impostazione su ON: appare brevemente «*\*\*\* lock \*\*\**».
  - Impostazione su OFF: appare brevemente «*\*\*\* ok \*\*\**».

### 7.2.2 Richiamo o caricamento del programma

1.  Selezionare il parametro «*PROG RCL*» con il pulsante *[SELECT]*.
2.  Impostare la posizione di programma desiderata con *[Manopola rotante]*.
3.  Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - ➔ Appare brevemente «*\*\*\* ok \*\*\**».
  - Vengono mostrati i dati di centrifugazione della posizione di programma desiderata
4.  Per verificare i parametri: Premere più volte il pulsante *[SELECT]*.
5.  Per uscire dall'indicazione dei parametri: Premere il tasto *[OPEN/STOP]* o non premere alcun tasto per 8 secondi.

### 7.2.3 Inserimento o modifica del programma

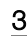1.  Richiamare il programma.
2.  All'occorrenza: Premere il pulsante *[RCF]* per passare dalla visualizzazione RPM (giri/min.) a quella RCF («> <»).

3.  All'occorrenza: premere il pulsante *[SELECT]* per selezionare il parametro desiderato e impostarlo con il pulsante *[Manopola rotante]*.  
Per impostare il funzionamento continuo, i parametri t/min e t/sec devono essere impostati su 0 con *[Manopola rotante]*. Il funzionamento continuo è indicato sul display con «∞».
4.  Selezionare il parametro «*PROG STO*» con il pulsante *[SELECT]*.
5.  Impostare la posizione di programma desiderata con *[Manopola rotante]*.
6.  Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - Le impostazioni vengono memorizzate nella posizione di programma desiderata.  
Appare brevemente «\*\*\* ok \*\*\*».
  - Se si preme il pulsante *[START/IMPULS]* senza aver selezionato il parametro «*PROG STO*», le impostazioni vengono sempre memorizzate nella posizione # del programma.

## 7.3 Raffreddamento (per centrifughe con raffreddamento)

### 7.3.1 Indicazioni raffreddamento





La temperatura di riferimento può essere impostata da -10 °C a +40 °C.  
La temperatura minima raggiungibile dipende dal rotore.

### 7.3.2 Raffreddamento in standby

Dopo un ciclo di centrifugazione, il raffreddamento in standby viene ritardato e sul display appare «*Coperchio sbloccato*».

Il tempo di ritardo può essere impostato da 1 a 5 minuti, con incrementi di 1 minuto. È preimpostato su 1 minuto.



- Il rotore è fermo.
- Il coperchio è aperto

1.  Premere e tenere premuto il tasto *[Raffreddamento]*.
  - Dopo 8 secondi, appare «*t/min = X*».
2.  Impostare con *[Manopola rotante]* il tempo di ritardo.
3.  Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - L'impostazione viene salvata.  
Appare brevemente «\*\*\* ok \*\*\*».
4.  Premere due volte il pulsante *[STOP/OPEN]* o attendere 8 secondi per uscire dal menu.

### 7.3.3 Preraffreddamento del rotore

#### Avvio

Il rotore è fermo.

1.  Premere il pulsante *[Raffreddamento]*.
2.  Premere il pulsante *[STOP/OPEN]*.
  - Il preraffreddamento del rotore è terminato.  
L'arresto avviene con il livello di frenata selezionato.  
Viene mostrato il livello di frenata.

## Impostazione

La velocità di preraffreddamento è regolabile da 500 giri/min. fino alla velocità massima del rotore, con incrementi di 10. È preimpostata a 10.000 giri/minuto.

- Il rotore è fermo.
  - Il coperchio è aperto.
1. ➤ Premere e tenere premuto il tasto *[Raffreddamento]*.
    - ➔ Dopo 8 secondi, appare «*t/min = X*».
  2. ➤ Premere il pulsante *[Raffreddamento]*.
    - ➔ Viene mostrata la velocità di preraffreddamento «*Giri/min. = XXXX*».
  3. ➤ Impostare con *[Manopola rotante]* la velocità di preraffreddamento.
  4. ➤ Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
    - ➔ L'impostazione viene salvata.
    - Appare brevemente «*\*\*\* ok \*\*\**».
  5. ➤ Premere due volte il pulsante *[STOP/OPEN]* o attendere 8 secondi per uscire dal menu.

## 7.4 Machine Menu

### 7.4.1 Richiamo delle informazioni di sistema

#### Richiesta dei parametri

Il rotore è fermo.

1. ➤ Premere e tenere premuto per 8 secondi il pulsante *[SELECT]*.
  - ➔ Compare «*SOUND/BELL*».
2. ➤ Premere il pulsante *[SELECT]* finché non compare «*FU/CCI -S.*».
 

Versione del programma dell'inverter
3. ➤ Premere il pulsante *[SELECT]* finché non compare «*HOURS*».
 

Ore di esercizio interne (l'ora in cui la centrifuga è stata accesa)
4. ➤ Ruotare verso destra con *[Manopola rotante]*.
  - ➔ Compare «*STARTS*».
  - Numero di cicli di centrifugazione
5. ➤ Ruotare verso destra con *[Manopola rotante]*.
  - ➔ Compare «*ROTORCHG1*».
  - Ora di esercizio interna dell'ultima sostituzione del rotore
6. ➤ Ruotare verso destra con *[Manopola rotante]*.
  - ➔ Compare «*ROTORCHG2*».
  - Ora di esercizio interna della penultima sostituzione del rotore
7. ➤ Ruotare verso destra con *[Manopola rotante]*.
  - ➔ Compare «*OPhoursCHG*».
  - Ora di esercizio interna dell'ultima modifica delle ore di esercizio
8. ➤ Ruotare verso destra con *[Manopola rotante]*.
  - ➔ Compare «*IMBALCHG*».
  - Ora di esercizio interna dell'ultima modifica della disattivazione dello squilibrio
9. ➤ Ruotare verso destra con *[Manopola rotante]*.
  - ➔ Compare «*OffsetCHG*».
  - Ora di esercizio interna dell'ultima regolazione dell'offset
10. ➤ Premere STOP/OPEN per uscire dal menu.

## 7.4.2 Richiamo delle ore di esercizio

Il rotore è fermo.

1. ➤ Premere e tenere premuto il tasto *[SELECT]*.
  - Dopo 8 secondi, appare «*SOUND/BELL*».
2. ➤ Premere il pulsante *[SELECT]* finché non appare il parametro «*CONTROL:*».
- Vengono mostrati «*CONTROL:*» e le ore di esercizio.
3. ➤ Premere il pulsante *[STOP/OPEN]* per uscire dal menu.

## 7.4.3 Segnale acustico

### 7.4.3.1 Generalità

Il segnale acustico viene emesso:

- dopo il verificarsi di un malfunzionamento a intervalli di 2 secondi.
- dopo il completamento del ciclo centrifugazione e l'arresto del rotore a intervalli di 30 secondi.

L'apertura del coperchio o la pressione di un qualsiasi pulsante interrompe il segnale acustico.

### 7.4.3.2 Impostazione del segnale acustico

1. ➤ Premere e tenere premuto il tasto *[SELECT]*.
  - Dopo 8 secondi appare «*SOUND / BELL ON*» o «*SOUND / BELL OFF*».
2. ➤ Impostare con *[Manopola rotante]* «*OFF*» o «*ON*».
  - OFF = segnale acustico disattivato
  - ON = segnale acustico attivato
3. ➤ Premere il pulsante *[START/IMPULS]*.
  - L'impostazione viene salvata.
  - Appare brevemente «*\*\*\* ok \*\*\**».

## 8 Pulizia e cura

### 8.1 Tabella riassuntiva

Cap.	Interventi da effettuare	all'occorrenza	quotidianamente	settimanalmente	Annualmente	Pag.
8	Pulizia e cura					31
8.3	Pulizia					33
8.3	Pulire l'apparecchio		X			33
8.3	Pulire i sistemi di biosicurezza			X		33

Cap.	Interventi da effettuare	all'occorrenza	quotidianamente	settimanalmente	Annualmente	Pag.
8.3	Pulire gli accessori			X		33
<b>8.4</b>	<b>Disinfezione</b>					33
8.4	Disinfettare l'apparecchio	X				34
8.4	Disinfettare gli accessori	X				34
<b>8.5</b>	<b>Manutenzione</b>					34
8.5	Lubrificazione della guarnizione in gomma della camera di centrifuga			X		34
8.5	Ingrassare la guarnizione in gomma del sistema di biosicurezza			X		34
8.5	Controllare gli accessori			X		34
8.5	Controllo del sistema di biosicurezza			X		35
8.5	Controllare che la camera centrifuga non presenti danni				X	35
8.5	Lubrificazione dell'albero motore				X	35
8.5	Accessori con durata di utilizzo limitata	X				35
8.5	Sostituzione delle provette per centrifuga	X				35

## 8.2 Istruzioni per la pulizia e la disinfezione



### PERICOLO

Rischio di contaminazione per l'utilizzatore a causa di una pulizia insufficiente o della mancata osservanza delle istruzioni di pulizia.

- Osservare le istruzioni per la pulizia.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale durante la pulizia dell'apparecchio.
- Osservare le norme di laboratorio (ad esempio TRBA, IfSG, piano di igiene) per la manipolazione di agenti biologici.

- L'apparecchio e gli accessori non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Eseguire solo la pulizia delle mani e la disinfezione con liquidi.
- La temperatura dell'acqua massima consentita è di 25 °C.
- Per evitare la corrosione causata da detersivi o disinfettanti, è essenziale seguire le istruzioni speciali per l'uso fornite dal produttore del detersivo o del disinfettante.

## Disinfettanti:

- Disinfettanti per superfici (non disinfettanti per mani o strumenti)
- Etanolo come unico principio attivo.  
Non disinfettare il vetro spia nel coperchio dell'apparecchio utilizzando miscele di etanolo-propanolo.
- Concentrazione non inferiore al 30 %
- Valore pH: 6 – 8
- Non corrosivo

## 8.3 Pulizia

### Pulire l'apparecchio

1. ➤ Aprire il coperchio.
2. ➤ Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione.
3. ➤ Togliere gli accessori.
4. ➤ Pulire l'alloggiamento e la camera di centrifuga con sapone o un detergente delicato e un panno umido.
5. ➤ Dopo l'uso di detersivi, rimuovere i residui dello stesso strofinando con un panno umido.
6. ➤ Le superfici devono essere asciugate immediatamente dopo la pulizia.
7. ➤ Se si forma condensa, asciugare la camera di centrifuga con un panno assorbente.

### Pulire i sistemi di biosicurezza

1. ➤ Pulire il sistema di biosicurezza con un detergente e un panno umido.
2. ➤ Dopo l'uso di detersivi, rimuovere i residui dello stesso strofinando con un panno umido.
3. ➤ Asciugare gli accessori subito dopo la pulizia con un panno privo di lanugine e aria compressa priva di olio. Asciugare completamente tutte le cavità con aria compressa priva di oli.

### Pulire gli accessori

1. ➤ Pulire gli accessori con un detergente e un panno umido.
2. ➤ Dopo l'uso di detersivi, rimuovere i residui dello stesso strofinando con un panno umido.
3. ➤ Asciugare gli accessori subito dopo la pulizia con un panno privo di lanugine e aria compressa priva di olio. Asciugare completamente tutte le cavità con aria compressa priva di oli.

## 8.4 Disinfezione



*La disinfezione deve essere sempre preceduta dalla pulizia dei componenti interessati.*

*Vedere ➔ Capitolo 8.3 «Pulizia» a pag. 33*



*Concentrazione e tempo di esposizione del disinfettante secondo le istruzioni del produttore.*

### Disinfettare l'apparecchio



#### ATTENZIONE

Pericolo di ferimento dovuto all'ingresso di acqua o altri liquidi.

- Proteggere l'unità dai liquidi provenienti dall'esterno.
- Non disinfettare a spruzzo l'apparecchio.

1. ➤ Aprire il coperchio.
2. ➤ Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione.
3. ➤ Togliere gli accessori.
4. ➤ Pulire l'alloggiamento e la camera di centrifuga con un disinfettante.
5. ➤ Dopo l'uso di disinfettanti, rimuoverne i residui strofinando con un panno umido.
6. ➤ Le superfici devono essere asciugate immediatamente dopo la pulizia.

### Disinfettare gli accessori

1. ➤ Disinfettare gli accessori con il disinfettante.
2. ➤ Inumidire tutte le cavità con il disinfettante senza creare bolle d'aria.
3. ➤ Dopo aver utilizzato il disinfettante, lasciar asciugare i residui del disinfettante o rimuoverli.

### Sterilizzazione in autoclave

I seguenti accessori possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C / 250 °F (20 min):

- Rotori oscillanti
- Rotori angolari in alluminio
- Supporti in metallo
- Coperchio con biocontenitore
- Inserimento

Non è possibile fare dichiarazioni sul grado di sterilità.

I coperchi dei rotor e dei supporti devono essere rimossi prima della sterilizzazione in autoclave.

La sterilizzazione in autoclave accelera il processo di invecchiamento dei materiali. Può provocare lo scolorimento. Dopo la sterilizzazione in autoclave, controllare visivamente che i rotor e gli accessori non siano danneggiati e sostituire immediatamente le parti danneggiate.

In caso di fessure, segni di fragilità o di usura, l'anello di tenuta in questione deve essere sostituito. Per i coperchi con anelli di tenuta non sostituibili, è necessario sostituire l'intero coperchio.

Per garantire la chiusura stagna dei sistemi di biosicurezza, si devono sostituire le guarnizioni anulari dopo la sterilizzazione in autoclave.

## 8.5 Manutenzione

### Lubrificazione della guarnizione in gomma della camera di centrifuga

- Strofinare leggermente l'anello di tenuta con un prodotto per la cura della gomma.

### Ingrassare la guarnizione in gomma del sistema di biosicurezza

- Strofinare leggermente l'anello di tenuta con un prodotto per la cura della gomma.

### Controllare gli accessori

1. ➤ Controllare che gli accessori non presentino danni da usura e corrosione.



### Controllo del sistema di biosicurezza

2. ➤ Controllare la tenuta del rotore.
1. ➤ Controllare visivamente che tutte le parti del sistema di biosicurezza non siano danneggiate.
2. ➤ Controllare la corretta posizione di installazione degli anelli di tenuta del sistema di biosicurezza.
3. ➤ Sostituire le parti danneggiate del sistema di biosicurezza.
4. ➤ In caso di fessure, segni di fragilità o di usura, l'anello di tenuta in questione deve essere sostituito immediatamente. Per i coperchi con anelli di tenuta non sostituibili, è necessario sostituire l'intero coperchio.

### Controllare che la camera centrifuga non presenti danni

- Controllare che la camera centrifuga non presenti danni.

### Lubrificazione dell'albero motore

1. ➤ Rimuovere gli accessori.
2. ➤ Pulizia dell'albero motore.
3. ➤ Dopo l'uso di detersivi, rimuovere i residui dello stesso strofinando con un panno umido.
4. ➤ Lubrificazione dell'albero motore con il prodotto Hettich Tubenfett 4051.
5. ➤ Il lubrificante in eccesso nella camera di centrifuga deve essere rimosso.

### Accessori con durata di utilizzo limitata

L'utilizzo di alcuni accessori è limitato nel tempo. Per motivi di sicurezza, gli accessori non devono più essere utilizzati quando è stato raggiunto il numero massimo di cicli di funzionamento indicato su di essi o la data di scadenza indicata su di essi.

- Il numero massimo di cicli di funzionamento consentiti o la data di scadenza sono riportati sugli accessori.
- La centrifuga è dotata di un contatore di cicli.

### Sostituzione delle provette per centrifuga



#### ATTENZIONE

#### Rischio di lesioni a causa di schegge di vetro.

La rottura del vetro può causare la presenza di schegge di vetro e liquidi contaminati all'interno della centrifuga.

- Indossare guanti antitaglio.
- Indossare gli occhiali di sicurezza e una mascherina.

In caso di perdita o di rottura delle provette per centrifuga, le parti rotte della provetta, le schegge di vetro e il materiale centrifugo versato devono essere rimossi completamente. Le schegge di vetro rimanenti causano ulteriori rotture del vetro.

Gli inserti in gomma e le guaine in plastica dei rotori devono essere sostituiti dopo la rottura del vetro.

Se il materiale è infettivo, è necessario procedere alla disinfezione.

## 9 Risoluzione dei problemi

### 9.1 Descrizione dell'errore

Se il guasto non può essere eliminato in base alla tabella dei guasti, è necessario informare il servizio clienti. Indicare il tipo di centrifuga e il numero di serie. Entrambi i numeri sono riportati sulla targhetta della centrifuga.

\* Il numero di errore non compare sul display.

Descrizione inconveniente	Causa	Rimedio
nessuna indicazione	Tensione assente. Fusibili di ingresso alla rete difettosi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare la tensione di alimentazione.</li> <li>■ Controllare il fusibile di ingresso alla rete.</li> <li>■ L'interruttore di rete è in posizione <i>///</i></li> </ul>
TACHO - ERROR 1, 2	Tachimetro difettoso. Motore, elettronica difettosi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire il coperchio.</li> <li>■ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione <i>/0/</i>.</li> <li>■ Attendere almeno 10 secondi.</li> <li>■ Ruotare energicamente il rotore a mano.</li> <li>■ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione <i>///</i>. Il rotore deve ruotare durante l'accensione.</li> </ul>
IMBALANCE 3*	Il rotore è caricato in modo non uniforme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire il coperchio.</li> <li>■ Controllare il carico del rotore.</li> <li>■ Ripetere il ciclo di centrifugazione.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 4, 6	Errore blocco del coperchio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.</li> </ul>
CONTROL - ERROR 8	Errore blocco del coperchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire il coperchio.</li> <li>■ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione <i>/0/</i>.</li> <li>■ Attendere almeno 10 secondi.</li> <li>■ Ruotare energicamente il rotore a mano.</li> <li>■ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione <i>///</i>. Il rotore deve ruotare durante l'accensione.</li> </ul>
N > MAX 5	Sovravelocità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.</li> </ul>
N < MIN 13	Sottovelocità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.</li> </ul>
MAINS INTERRUPT 11*	Interruzione della rete elettrica durante la centrifugazione. Il ciclo di centrifugazione non è stato completato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire il coperchio.</li> <li>■ Premere il pulsante <i>[START/IMPULS]</i>.</li> <li>■ All'occorrenza: Ripetere il ciclo di centrifugazione.</li> </ul>

Descrizione inconveniente	Causa	Rimedio
CONTROL-ERROR 21, 22, 25, 27, 29	Errore/guasto elettronica.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
CONTROL-ERROR 23	Errore/guasto pannello di controllo.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
SER I/O-ERROR 30, 31, 33, 36	Errore/guasto elettronica.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
°C * -ERROR 51-53, 55	Errore/guasto elettronica.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
FU/CCI-ERROR 60-64, 67, 68, 82-86	Errore/guasto elettronica/motore.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
SYNC-ERROR 90	Errore/guasto elettronica.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
SENSOR-ERROR 91, 92	Errore/guasto sensore squilibri.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
KEYBOARD-ERROR	Errore/guasto pannello di controllo.	■ Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE.
 La metà sinistra del display è accesa.	-	■ Notificare il servizio clienti.

## 9.2 Eseguire un RESET DI ALIMENTAZIONE

1. ➤ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione [0].
2. ➤ Attendere 10 secondi.
3. ➤ Posizionare l'interruttore di rete sulla posizione [I].

## 9.3 Sblocco di emergenza

In caso di interruzione di corrente, il coperchio non può essere sbloccato dal motore. È necessario procedere allo sblocco di emergenza a mano.



### ⚠ AVVERTIMENTO

Rischio di scosse elettriche a causa di interventi di manutenzione e assistenza su un apparecchio sotto tensione.

- Scollegare l'unità dalla rete elettrica prima di effettuare interventi di manutenzione e riparazione.



### ⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di taglio e schiacciamento a causa del rotore in movimento.

- Aprire il coperchio solo quando il rotore è fermo.

#### Personale:

- Utente formato

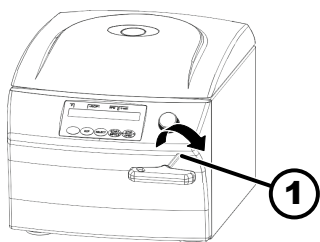


Fig. 18: Sblocco di emergenza

1 Foro

1. ➤ Guardare attraverso la finestra del coperchio per assicurarsi che il rotore sia fermo.
2. ➤ Inserire la chiave esagonale orizzontalmente nel foro (1) e ruotare in senso orario fino all'apertura del coperchio.
3. ➤ Rimuovere la chiave a perno esagonale dal foro (1).
4. ➤ Al ripristino dell'alimentazione, verificare che il lato sinistro del pulsante [STOP/OPEN] lampeggi.

Quando il lato sinistro del pulsante [STOP/OPEN] lampeggia, premere il pulsante [STOP/OPEN], in modo che la chiusura motorizzata del coperchio assuma nuovamente la posizione di base (aperto).

## 9.4 Sostituzione del fusibile di ingresso della rete



### ⚠️ AVVERTIMENTO

Rischio di scosse elettriche a causa di interventi di manutenzione e assistenza su un apparecchio sotto tensione.

- Scollegare l'unità dalla rete elettrica prima di effettuare interventi di manutenzione e riparazione.

#### Personale:

- Utente formato

I fusibili di rete si trovano accanto all'interruttore di rete.

L'interruttore di rete è in posizione [O]

1. ➤ Scollegare il cavo di rete dalla spina dell'apparecchio.
2. ➤ Premere la chiusura a scatto (2) contro il portafusibili (1) ed estrarlo.
3. ➤ Sostituire i fusibili di ingresso alla rete difettosi.  
Utilizzare solo fusibili con il valore nominale specificato per il tipo, vedere la tabella seguente.
4. ➤ Spingere il portafusibile (1) fino a quando la chiusura a scatto si innesta.
5. ➤ Ricollegare l'unità alla rete elettrica.

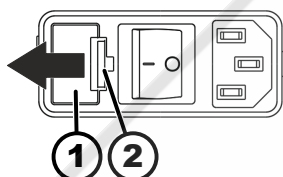


Fig. 19: Fusibile di ingresso della rete

- 1 Portafusibile  
2 Chiusura a scatto

Modello	Tipo	Fusibile	Codice ordine
MIKRO 200	2400	T 3,15 AH/250 V	E997
MIKRO 200	2400-01	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405, 2405-07	T 5 AH/250 V	E914
MIKRO 200 R	2405-01	T 8 AH/250 V	E738

## 10 Smaltimento

### 10.1 Note generali



*L'apparecchio può essere smaltito contattando il costruttore.*

*Per il reso richiedere sempre l'apposito modulo (RMA).*

*In caso di necessità contattare l'assistenza tecnica del costruttore.*

- **Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tuttlingen, Germania
- Telefono: +49 7461 705 1400
- E-mail: [service@hettichlab.com](mailto:service@hettichlab.com)



#### **AVVERTIMENTO**

**Pericolo di inquinamento e contaminazione per l'uomo e l'ambiente**

Uno smaltimento inappropriato o non conforme della centrifuga può essere causa di inquinamento o contaminazione per l'uomo e l'ambiente.

- Lo smontaggio e lo smaltimento devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico esperto e autorizzato.

L'apparecchio è destinato al settore commerciale ("Business to Business" - B2B).

Ai sensi della direttiva 2012/19/UE gli apparecchi non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti.

Secondo lo Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) gli apparecchi vengono classificati nei seguenti gruppi:

- Gruppo 1 (Scambiatori di calore)
- Gruppo 5 (Apparecchi di piccole dimensioni)

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'apparecchio non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti. I regolamenti in materia di smaltimento dei singoli Paesi possono essere differenti. In caso di necessità contattare il fornitore.



*Fig. 20: Divieto di smaltimento nei rifiuti domestici*

## 11 Indice analitico

<b>A</b>		<b>I</b>	
Accelerazione relativa della centrifuga		Immissione del	
RCF. . . . .	27	del programma. . . . .	28
Accensione. . . . .	21	Installazione della centrifuga. . . . .	20
Accessori. . . . .	16	<b>L</b>	
con un periodo di utilizzo limitato. . . . .	35	Lubrificazione	
del rotore. . . . .	34	guarnizione in gomma. . . . .	35
sistemi di biosicurezza. . . . .	33	Lubrificazione della	
superficie. . . . .	34	guarnizione in gomma. . . . .	34
Apparecchio		<b>M</b>	
sistemi di biosicurezza. . . . .	33	Manutenzione. . . . .	34
superficie. . . . .	34	Intervalli. . . . .	31
Attivazione/disattivazione		Messaggi di errore. . . . .	36
del segnale acustico. . . . .	31	Modifica	
Avvertenze di sicurezza. . . . .	7	del programma. . . . .	28
Avvertenze di sicurezza generali. . . . .	7	<b>O</b>	
<b>C</b>		Ore di esercizio	
Caricamento. . . . .	23	informazioni di sistema. . . . .	31
Centrifugazione		<b>P</b>	
con densità superiore. . . . .	27	Pezzi di ricambio. . . . .	16
con preselezione del tempo. . . . .	26	Pezzi di ricambio originali. . . . .	16
in funzionamento continuo. . . . .	25	Pulizia. . . . .	33
Centrifugazione breve. . . . .	26	Pulizia dei	
Cicli di centrifugazione		sistemi di biosicurezza. . . . .	33
informazioni di sistema. . . . .	31	Pulizia e disinfezione	
Collegamento della centrifuga. . . . .	20	Note. . . . .	32
Condizione di trasporto. . . . .	17	<b>Q</b>	
Condizioni di stoccaggio. . . . .	17	Qualifica del personale. . . . .	6
Controllare che la camera di centrifuga		Qualifiche del personale. . . . .	6
non presenti danni. . . . .	35	<b>R</b>	
Controllo del		RESET DI ALIMENTAZIONE. . . . .	37
sistema di biosicurezza. . . . .	35	Reso. . . . .	16
Coperchio		Responsabilità dell'operatore. . . . .	7
coperchio. . . . .	22	Richiamo	
Cura		del programma. . . . .	28
Intervalli. . . . .	31	Protezione da scrittura. . . . .	28
<b>D</b>		Richiamo delle	
Disimballaggio. . . . .	18	informazioni di sistema. . . . .	30
Disinfezione. . . . .	33	Riempimento. . . . .	23
Dispositivi di protezione. . . . .	6	Risoluzione dei problemi. . . . .	36
Dispositivi di protezione individuale. . . . .	6	<b>S</b>	
Dotazione. . . . .	16	Simboli. . . . .	5
<b>E</b>		Smaltimento. . . . .	39
Etichette		Smontaggio	
sull'apparecchio. . . . .	14	del rotore. . . . .	22
sulla confezione. . . . .	13	rotore. . . . .	24
<b>F</b>		Sostituzione delle	
Fissaggio della		provette per centrifuga. . . . .	35
contaminanti radioattivi. . . . .	19	Spegnimento. . . . .	21
protezione di trasporto. . . . .	17	Sterilizzazione in autoclave. . . . .	34
Formazione del personale. . . . .	7	<b>T</b>	
Funzionamento continuo. . . . .	25	Targhetta di identificazione. . . . .	12
		Trouble shooting. . . . .	36

U

Usò improprio prevedibile. . . . .	6
Usò non previsto. . . . .	6
Usò previsto. . . . .	5






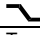










# Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories



2418-A + E3243								
<b>Winkelrotor 4-fach / Angle rotor 4-times E3243</b>  + <b>2418-A</b>  $\angle 45^\circ$								
	<b>PCR-Strips</b>	---						
								
Kapazität / capacity	ml	0,2	0,2					
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	----	6 x 18					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	32					
Drehzahl / speed	RPM	15000	15000					
RZB / RCF	<sup>6)</sup>	14338	14338					
Radius / radius	mm	57	57					
 9 (97%)	sec	20						
 9	sec	29						
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ <sup>1)</sup>	4						
Probenerwärmung/sample temp. rise	K <sup>2)</sup>	14						

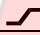



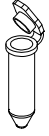
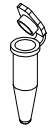

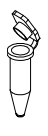

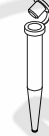
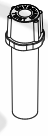


2426-B								
<b>Winkelrotor 20-fach / Angle rotor 20-times 3)</b>  +  $\angle 40^\circ$								
		<b>SK 59.04</b>						
	Cryo Röhren/ Cryo-tubes	Cryo Röhren/ Cryo-tubes						
Kapazität / capacity	ml	1,8	1,8					
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	L > 40	L < 40					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		20	20					
Drehzahl / speed	RPM	15000	15000					
RZB / RCF	<sup>6)</sup>	21130	19621					
Radius / radius	mm	84	78					
 9 (97%)	sec	20						
 9	sec	29						
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ <sup>1)</sup>	4						
Probenerwärmung/sample temp. rise	K <sup>2)</sup>	16						





- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) 2423 phenolbeständig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020). Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.  
2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020). Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

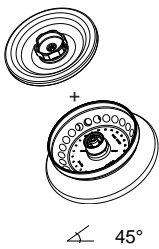6) Angaben des Röhrenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020). Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".  
2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020). Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

6) Observe the tube manufacturer's instructions.

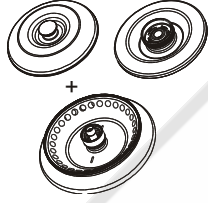2428	---	2031	2023	2024				
<b>Winkelrotor 24-fach / Angle rotor 24-times</b>  45°								
	0536 5)	2078 5)	---	---	---	---	0788	
								
Kapazität / capacity	ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,2	0,4	0,5
Maße / dimensions Ø x L	mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 18	6 x 45	10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24						12
Drehzahl / speed	RPM	15000						
RZB / RCF	<sup>6)</sup>	21382						20376
Radius / radius	mm	85						81
 g (97%)	sec	20						
 g	sec	28						
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>	4						
Probenerwärmung/sample temp. rise	K <sup>2)</sup>	19						












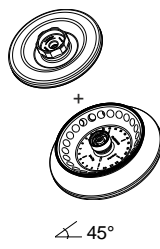



2430-B						
<b>Winkelrotor 30-fach / Angle rotor 30-times</b>  45°						
	---					
						
Kapazität / capacity	ml	0,5				
Maße / dimensions Ø x L	mm	8 x 30				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		30				
Drehzahl / speed	RPM	15000				
RZB / RCF	<sup>6)</sup>	20376				
Radius / radius	mm	81				
 g (97%)	sec	20				
 g	sec	29				
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>	4				
Probenerwärmung/sample temp. Rise	K <sup>2)</sup>	15				












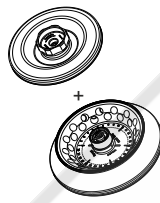



- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) 2423 phenolbeständig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020). Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.  
2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020). Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

- 5) Mikrogefäße mit Filtereinsatz
- 6) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020). Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".  
2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020). Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

- 5) Micro spin column
- 6) Observe the tube manufacturer's instructions.

2434	---	2031	2023	2023	2024				
<b>Winkelrotor 24-fach / Angle rotor 24-times</b> 4)  $\sphericalangle 45^\circ$									
	<b>0536</b>	<b>2078</b>	---	---	---	---	<b>0788</b>		
							 + 		
Kapazität / capacity	ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,2	0,4	0,5	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 18	6 x 45	10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24						12	
Drehzahl / speed	RPM	15000							
RZB / RCF	<sup>6)</sup>	21382						20376	
Radius / radius	mm	85						81	
 9 (97%)	sec	20							
 9	sec	29							
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>	4							
Probenerwärmung/sample temp. rise	K <sup>2)</sup>	18							

2437	---	2031	2023	2023	2024				
<b>Winkelrotor 30-fach / Angle rotor 30-times</b> 4)  $\sphericalangle 45^\circ$ äußere Reihe / outer row $\sphericalangle 55^\circ$ innere Reihe / inner row									
	<b>0536</b>	<b>2078</b>	---	---	---	---	<b>0788</b>		
							 + 		
Kapazität / capacity	ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,2	0,4	0,5	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 18	6 x 45	10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		30						15	
Drehzahl / speed	RPM	15000							
RZB / RCF	<sup>6)</sup>	21382						20376	
Radius / radius	mm	85						81	
 9 (97%)	sec	20							
 9	sec	29							
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>	4							
Probenerwärmung/sample temp. rise	K <sup>2)</sup>	17							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 4) E4201 phenolbeständig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020). Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.  
2435 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020). Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

6) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 4) E4201 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020). Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

2435 autoclavable, with bio-containment (in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020). Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

6) Observe the tube manufacturer's instructions.



**LABORATORY EQUIPMENT MAINTENANCE, REPAIR, CALIBRATION AND SALES**

Established in 1987, Henderson Biomedical is the UK's leading laboratory equipment sales and service provider. Our knowledgeable team can provide you with excellent sales advice on a range of different types of laboratory equipment including centrifuges, refrigerators, freezers and heat sealers.

Henderson Biomedical is also able to provide you with first class after-sales service and calibration of your laboratory equipment. We are an **ISO 17025 (UKAS) accredited calibration test laboratory** and our team of Field Service Engineers cover the whole of the United Kingdom.

Please contact us for more information on the types of equipment we supply and the different after-sales services we can offer.

**Henderson Biomedical**

Unit 3, Swan Close  
Croydon CR0 2DZ  
United Kingdom

**Tel: 020 8663 4610**

For sales enquiries: [sales@henderson-biomedical.co.uk](mailto:sales@henderson-biomedical.co.uk)  
For all other enquiries: [info@henderson-biomedical.co.uk](mailto:info@henderson-biomedical.co.uk)  
[www.henderson-biomedical.co.uk](http://www.henderson-biomedical.co.uk)

